


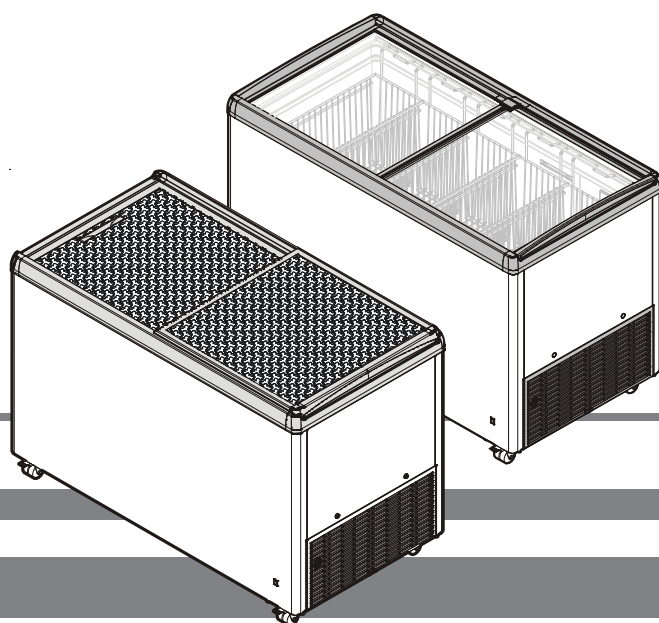

**7084 943-03**

**MRHsc 2852 / 2862**

**LIEBHERR**

## Textul acestor instrucțiuni de utilizare

Aceste instrucțiuni de utilizare conțin informațiile importante necesare pentru utilizarea și controlarea aparatului.

Instrucțiunile de utilizare conțin următoarele secțiuni:

- Descrierea aparatului
- Punerea în funcțiune
- Funcționarea
- Oprirea aparatului
- Defecțiuni/Depanare
- Dezghețarea
- Curățarea
- Date tehnice
- Depozitarea aparatului după oprire
- Casarea
- Declarația de conformitate

Citiți instrucțiunile de utilizare în totalitate și nu folosiți produsul decât după ce le-ați înțeles.

## Structura instrucțiunilor de utilizare

### Avertismente

Avertismentele au următoarea structură:

|                                                                                     |                              |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | <b>CUVÂNT DE AVERTIZARE!</b> | <b>Sursa pericolului.</b><br>Consecințele neconformității.    |
|                                                                                     |                              | ► Acțiunile care trebuie adoptate pentru a preveni pericolul. |

### Prioritatea avertismentelor

Avertismentele diferă în funcție de tipul de pericol după cum urmează:

|                                                                                     |                 |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>PERICOL!</b> | Identifică o situație care implică pericol direct care, dacă nu este evitată, poate duce la deces sau la vătămări corporale grave. |
|                                                                                     |                 |                                                                                                                                    |

|                                                                                     |                     |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AVERTISMENT!</b> | Identifică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la deces sau la vătămări corporale grave. |
|                                                                                     |                     |                                                                                                                    |

|                                                                                     |                   |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>PRECAUȚIE!</b> | Identifică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la vătămări corporale minime sau medii. |
|                                                                                     |                   |                                                                                                                  |

|                   |                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOTIFICARE</b> | Identifică o situație periculoasă care, dacă nu este eliminată, poate duce la prejudicii materiale. |
|                   |                                                                                                     |

|                                                                                     |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | Identifică substanțe inflamabile periculoase. |
|                                                                                     |                                               |

## Sugestii, note și recomandări

- ① Prezintă utilizatorului sugestii, note sau recomandări pentru utilizarea produsului în mod eficient

### Alte simboluri

Instrucțiunile de adoptare a unor acțiuni impun utilizatorului să îndeplinească o acțiune sau o procedură. Întotdeauna îndepliniți instrucțiunile în mod individual și în succesiunea ilustrată.

Structura instrucțiunilor:

- ➡ Instrucțiune de adoptare a unei acțiuni.

Detaliile rezultatelor, dacă este cazul.

### Alte documente aplicabile

De asemenea, consultați documentele suplimentare furnizate (de ex., documentele de livrare) și standardele și legile relevante pentru a vă asigura că folosiți aparatul în siguranță și în mod corect.

### Arhivarea

Păstrați instrucțiunile de utilizare, precum și alte documente furnizate, la îndemână, lângă aparat.

### Utilizarea prevăzută

Acest aparat poate fi folosit pentru expunerea alimentelor, inclusiv a băuturilor, pentru vânzarea cu amănuntul. Utilizare comercială înseamnă, de exemplu, utilizarea aparatului în restaurante, cantine, spitale și în unități comerciale ca brutării-patiserii, măcelării, supermarketuri etc.

Utilizare incorectă previzibilă:

Nu utilizați aparatul pentru următoarele aplicații:

- Stocarea și răcirea următoarelor substanțe:
  - Substanțe instabile chimic, combustibile sau corozive.
  - Medicamente, plasmă, preparate de laborator sau substanțe și produse similare, în temeiul Directivei 2007/47/CE privind dispozitivele medicale.
- Utilizarea în zone periculoase.
- Utilizarea în aer liber sau în zone umede și cu expunere la stropi de apă.

Utilizarea improprie a aparatului duce la deteriorarea sau alterarea bunurilor stocate.

Acest aparat de refrigerare profesional este destinat pentru stocarea, prezentarea și vânzarea alimentelor ambalate și băuturilor. Aparatul poate fi utilizat pentru expunerea comercială a băuturilor și alimentelor ambalate, este conceput pentru retragerea de către client a bunurilor răcite.

Nu stocați substanțe explozibile în dispozitiv, precum recipiente de aerosoli cu gaz combustibil.

## Instrucțiuni de siguranță

### Pericole pentru utilizator

- Păstrați instrucțiunile de utilizare la îndemână, lângă aparat.
- Transferați instrucțiunile de utilizare următorului proprietar.
- Pentru a preveni vătămările și prejudiciile materiale, se recomandă instalarea aparatului neapărat de către două persoane.
- După dezambalarea acestuia, verificați dacă aparatul prezintă semne de deteriorare.
- Contactați furnizorul dacă este deteriorat. Nu conectați aparatul la rețeaua electrică.
- Evitați contactul prelungit al pielii cu suprafețe reci (de exemplu, refrigerate). Dacă este necesar, luați măsuri de precauție (de exemplu, mănuși).
- Nu utilizați aparatul în atmosfere potențial explozive.
- Nu permiteți pătrunderea în aparat a flăcărilor deschise sau a altor surse de aprindere.
- Nu utilizați încălzitoare electrice sau aparate de curățat cu vapori, flăcări deschise sau spray-uri de dezghețare pentru a dezgheța aparatul.
- Nu îndepărtați gheața cu obiecte ascuțite.
- **AVERTISMENT:** Nu deteriorați circuitul agentului frigorific.
- Dacă circuitul de refrigerare este deteriorat, ventilați bine încăperea și păstrați aparatul departe de surse de aprindere.
- **AVERTISMENT:** Aparatul conține materiale inflamabile și se recomandă manevrarea, repararea și casarea acestuia în mod corespunzător.
- **AVERTISMENT:** Nu utilizați dispozitive mecanice sau alte mijloace pentru a accelera procesele de dezghețare, altele decât cele recomandate de producător.



### Manipularea incorectă a agenților frigorifici inflamabili

- Asigurați-vă că țevile circuitului agentului frigorific nu vor fi deteriorate.
- Nu permiteți pătrunderea în aparat a flăcărilor deschise sau a altor surse de aprindere.
- Nu utilizați dispozitive electrice în interiorul aparatului.

Dacă agentul frigorific se scurge:

- Evitați flăcările deschise și sursele de aprindere în apropierea zonei de scurgere.
- Ventilați bine încăperea.
- Înștiințați departamentul de relații cu clienții.

## Instalarea incorectă și reparații

- Efectuați reparații și alte lucrări asupra aparatului doar atunci când acesta este deconectat vizibil de la priza electrică.
- Doar angajații serviciului de relații cu clienții sau alte persoane calificate pot efectua lucrările de reparații și alte lucrări asupra aparatului.
- **AVERTISMENT:** În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul de service al producătorului sau persoane identic calificate, pentru a evita orice pericol.
- Instalați, conectați și casați aparatul doar conform descrierii din aceste instrucțiuni de utilizare.

### Utilizarea neprevăzută


- **AVERTISMENT:** Mențineți libere de obstacole toate orificiile de ventilare ale carcasei aparatului sau ale structurii pentru încorporare.
- Atunci când deconectați aparatul de la priza electrică, trageți de ștecăr, nu de cablu.
- În cazul unei defecțiuni, scoateți ștecărul din priză sau decuplați siguranța.
- Aveți grijă să nu se consume un produs care a fost depozitat pentru o perioadă prea lungă de timp. Casați produsul care a fost depozitat pentru o perioadă prea lungă de timp.
- **AVERTISMENT:** Nu depozitați substanțe explozive precum tuburi de aerosoli cu propulsori inflamabili în aparat.
- Verificați ca tuburile de aerosoli să nu conțină propulsori inflamabili înainte de a le depozita în aparat. Propulsorii inflamabili sunt menționați în textul acestor instrucțiuni sau semnați printr-un simbol de flacără imprimat pe recipient.
- **AVERTISMENT:** Nu utilizați aparate electrice în interiorul compartimentelor de depozitare a produselor, decât în cazul în care sunt de tipul celor recomandate de producător.
- Dacă aveți un aparat cu încuietore, nu păstrați cheia aproape de aparat sau la îndemâna copiilor.



### Depozitarea incorectă a substanțelor inflamabile

- Nu depozitați substanțe explozive sau tuburi de aerosoli cu propulsori inflamabili (propan, butan, pentan etc.) în aparat. Există pericolul ca scurgerile de gaze să fie aprinse de componentele electrice.
- Verificați ca tuburile de aerosoli să nu conțină propulsori inflamabili înainte de a le depozita în aparat. Propulsorii inflamabili sunt menționați în textul acestor instrucțiuni sau semnați printr-un simbol de flacără imprimat pe recipient.
- Băuturile alcoolice sau alte recipiente care conțin alcool ar trebui închise etanș în scopul depozitării.

## Descrierea aparatului

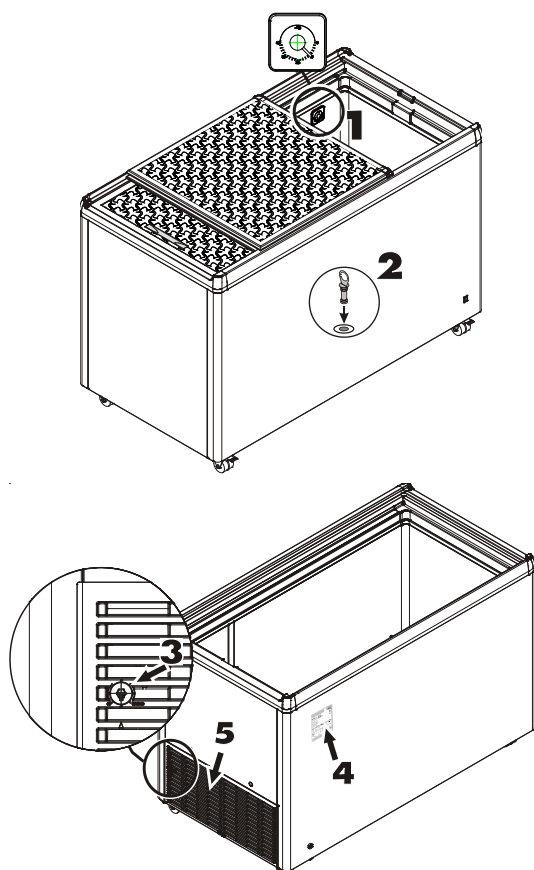


1. Afișaj temperatură
2. Canal de scurgere pentru dezghețare
3. Reglarea temperaturii
4. Plăcuță de tip/date
5. Grilă de ventilare compartiment compresor

## Dimensiuni ale aparatului

Înălțimea (A): 825 mm Adâncimea (B): 1.045 mm

Lățimea (C): 660 mm

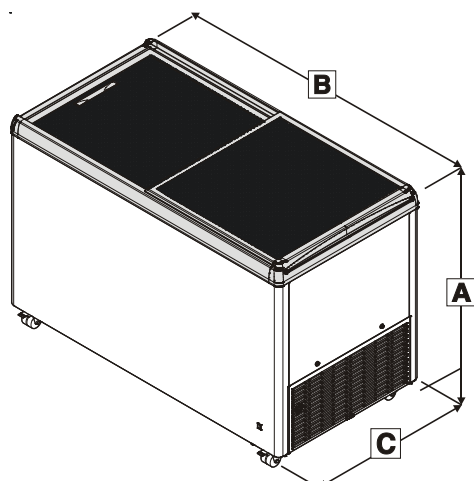


## Accesorii

① Încuietoarea cu cilindru este disponibilă pentru a proteja aparatul de accesul neautorizat.

Pentru a instala încuietoarea cu cilindru:

- ➡ Pe versiunile cu capac pentru gaura cheii: glisați capul găurii cheii până când este expus orificiul pentru încuietoarea cu cilindru.
- ➡ Inserați încuietoarea cu cilindru în orificiul expus.
- ➡ Întoarceți cheia.
- ➡ Îndepărtați cheia.

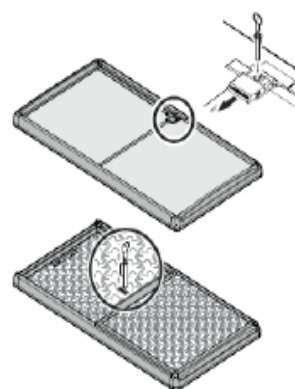

Încuietoare pentru capace solide

## Coșuri

Coșurile sunt disponibile ca accesorii.



|                   |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>NOTIFICARE</b> | <b>Încărcare excesivă!</b><br>Prejudicii materiale. |
|-------------------|-----------------------------------------------------|

| Model | Coș    | Încărcare max. |
|-------|--------|----------------|
| MRHsc | 210 mm | 28 kg          |
|       | 270 mm | 31 kg          |

## Punerea în funcțiune

### Dezambalarea

|                                                                                                   |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  <b>PERICOL!</b> | <b>Materiale de ambalare și folie.</b><br>Pericol de asfixiere. |
|                                                                                                   | ► Nu permiteți copiilor să se joace cu materialele de ambalare. |

- ➡ Duceți ambalajul la un punct de colectare oficial.
- ➡ Curățați interiorul aparatului înainte de a-l porni pentru prima dată, consultați secțiunea „Curățarea”.

### Instalarea aparatului

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>PERICOL!</b> | <b>Raport inadecvat al agentului frigorific față de volumul încăperii în care se instalează.</b><br>Risc de explozie.                                                                     |
|                                                                                                   | ► Asigurați-vă că încăperea în care instalați aparatul are un volum de 1 m <sup>3</sup> per 8 g de agent frigorific R600a/R290, utilizat în aparat, în conformitate cu standardul EN 378. |

Cerințe pentru locul instalării:

- ➡ Verificați dacă volumul încăperii în care se instalează aparatul este suficient de mare față de capacitatea agentului frigorific.
- ① Capacitatea agentului frigorific este afișată pe plăcuța de tip.
  - Evitați expunerea directă la lumina soarelui.
  - Evitați apropierea de surse de căldură precum o sobă sau un încălzitor.
  - Pardoseala trebuie să fie orizontală și plană.

- ① Spațiul de ventilare dintre marginea lăzii și podea este utilizat pentru a furniza aer de răcire pentru unitatea de refrigerare.

- ➡ Asigurați-vă că spațiul de ventilare dintre partea inferioară a lăzii și podea nu este blocat.

- ➡ Asigurați o distanță de cel puțin 50 mm între grila de ventilare și perete.


- ➡ Aveți grijă ca spațiul dintre grila de ventilare și perete să nu fie obstrucționat.

- ➡ Asigurați-vă că grila de ventilare nu prezintă murdărie și corpuri străine.

- ① Aparatul disipează aer prin învelișul exterior.

- ➡ Nu așezați obiecte chiar lângă învelișul exterior al aparatului.

- ➡ Asigurați-vă că distanța dintre învelișul exterior al aparatului și articolele învecinate este de cel puțin 20 mm.

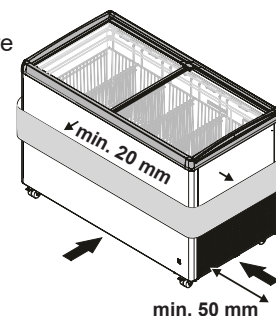


### Conectarea electrică

|                                                                                                   |                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>PERICOL!</b> | <b>Sursă de alimentare cu tensiune incorrectă.</b><br>Prejudicii materiale sau vătămări corporale.            |
|                                                                                                   | ► Asigurați-vă că sursa de alimentare are o tensiune conformă cu specificațiile din secțiunea „Date tehnice”. |

- ➡ **Asigurați-vă că priza nu este acoperită de aparat și este ușor accesibilă.**

- ➡ Sursa de alimentare (C.A.) și tensiunea la punctul de funcționare trebuie să fie conforme cu detaliile de pe plăcuța de tip. Plăcuța de tip este situată pe partea din spate a aparatului.

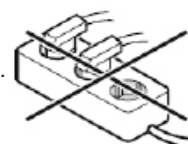

- ➡ Conectați doar aparatul la o priză protejată de o siguranță care a fost împământată în conformitate cu reglementările corespunzătoare.

- ➡ Priza trebuie să fie legată la o siguranță de 10 A sau mai mult, trebuie să se afle la distanță de partea din spate a aparatului și trebuie să fie ușor accesibilă.

- ➡ Nu conectați aparatul prin intermediul unor prelungitoare sau a unor prize de extensie.

**Conectați aparatul doar cu un ștecăr și o priză legată la o siguranță împământată în mod corespunzător.**

## Pornirea și oprirea aparatului

Se recomandă curățarea interiorului aparatului înainte de a-l porni pentru prima dată (consultați secțiunea „Curățarea”).

### Pentru a porni aparatul:

Conectați aparatul la rețeaua electrică - aparatul este pornit.

Setați temperatura necesară, consultați „Setarea temperaturii”


### Pentru a opri aparatul:

Scoateți ștecărul din priză

## Afișaj temperatură

Termometrul afișează cea mai ridicată temperatură a produsului.

Este reglat și conceput pentru a fi afișate cu precizie doar temperaturile din intervalul 0°C - 20°C.

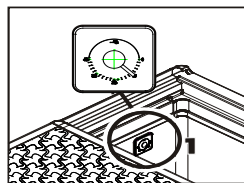

Tip intern

## Funcționarea


|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOTIFICARE</b> | <b>Temperatură incorectă a camerei.</b><br>Prejudicii materiale și capacitate de răcire redusă.            |
|                   | ► Asigurați-vă că temperatura camerei corespunde clasei climatice a aparatului, consultați „Date tehnice”. |

## Oprirea aparatului

### Închiderea aparatului

- ➡ Scoateți ștecărul din priză sau rotiți butonul de reglare a temperaturii în sens antiorar până când se fixează în poziția Oprit.

- ⓘ Dacă este închis prin butonul de reglare a temperaturii, aparatul nu este deconectat de la rețeaua electrică.

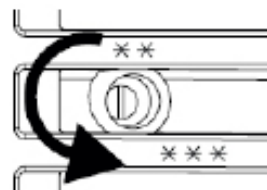

## Înălțimea maximă de umplere


Marcajul de umplere din interiorul aparatului indică înălțimea maximă de umplere.

- ➡ Nu depășiți marcajul de umplere atunci când așezați produse în aparat.




## Setarea temperaturii

Temperatura poate fi ajustată la nesfârșit cu butonul de reglare. Există marcaje lângă butonul de reglare. Aparatul va atinge cea mai joasă temperatură atunci când este butonul este setat la 3 (\*\*\*)

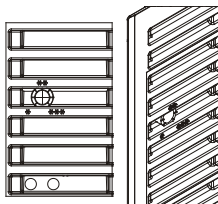

- ➡ Pentru a seta temperatura, rotiți butonul de reglare la setarea necesară (\* la \*\*\*) cu ajutorul unei șurubelnițe cu lamă plată.

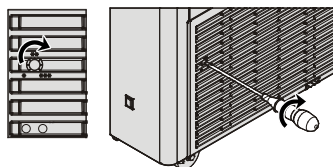


## Înainte de a opri aparatul pentru o perioadă lungă de timp

- ➡ Închideți aparatul.
- ➡ Scoateți ștecărul din priză sau decuplați siguranța.
- ➡ Curățați aparatul.
- ➡ Asigurați-vă că aparatul este uscat în interior și în exterior.
- ⓘ **Compartimentul interior nu trebuie să prezinte umezeală.**
- ⓘ În cazul în care capacul lăzii este închis atunci când aparatul rămâne oprit pentru o perioadă îndelungată, în interior se va forma un miros specific.
- ➡ Deschideți capacul lăzii și fixați-l pentru a preveni închiderea acestuia.
- ➡ Asigurați-vă că condițiile ambiante pentru depozitare respectă specificațiile din secțiunea cu titlul „Depozitarea aparatului după oprire”.

## Defecțiuni/Depanare

- ① Contactați cel mai apropiat departament de relații cu clienții dacă aparatul prezintă defecțiuni pe care nu le puteți remedia.
- ① Pentru a fi sigur că cererea dvs. poate fi rezolvată rapid, notați denumirea tipului 1, numărul de service 2 și numărul de serie 3 de pe plăcuța de tip și menționați-le atunci când contactați departamentul de relații cu clienții. Poziția plăcuței de tip este ilustrată în secțiunea cu titlul „Descrierea aparatului”.

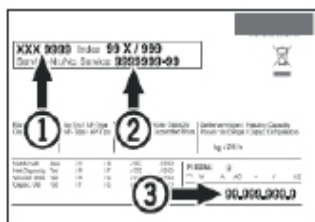

| Defecțiune                                | Cauze posibile                                           | Remediere                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Aparatul nu răcește.                      | Butonul de reglare a temperaturii este în poziția Oprit. | Setați butonul de reglare a temperaturii la o poziție de răcire.                   |
|                                           | Ștecărul a fost deconectat din priză.                    | Conectați aparatul la priza electrică.                                             |
|                                           | Sursa de alimentare a fost întreruptă.                   | Verificați sursa de alimentare.<br>Verificați siguranțele din sursa de alimentare. |
| Temperatura nu este suficient de scăzută. | Temperatură incorectă setată.                            | Setați temperatura corectă.                                                        |
|                                           | Afișajul termometrului este incorect.                    | Verificați temperatura cu un termometru suplimentar.                               |
|                                           | Ventilația este inadecvată.                              | Asigurați o ventilație adecvată.                                                   |
|                                           | Aparatul este situat prea aproape de o sursă de căldură. | Îndepărtați sursa de căldură.<br>Alegeți un loc potrivit pentru instalare.         |

## Dezghețarea

După o lungă perioadă de utilizare, se poate forma un strat de gheață pe pereții compartimentului răcitorului.


Stratul de gheață se va forma mai repede dacă aparatul este deschis frecvent. Un strat gros de gheață crește consumul de energie. Prin urmare, trebuie să dezghețați răcitorul în mod regulat.

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>! PRECAUȚIE!</b> | <b>Intensitate ridicată a luminii.</b><br>Leziuni oculare.                                                                                                                                                                                                                 |
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nu utilizați încălzitoare electrice sau aparate de curățat cu vaporii, flăcări deschise sau spray-uri de dezghețare.</li> <li>▶ Nu îndepărtați gheața cu obiecte ascuțite. (Risc de deteriorare a pereților interiori)</li> </ul> |

## Dezghețarea

- ➔ Închideți aparatul.
- ➔ Scoateți ștecărul din priză sau decuplați siguranța.
- ➔ Înveliți produsele în hârtie sau pături și depozitați-le într-un loc răcoros.

- ① Ștergeți apa rezultată în urma dezghețării cu un burete sau o lavetă textilă, din aparatele care nu prezintă un canal de scurgere.
- ➔ Plasați un vas potrivit sub orificiul canalului de scurgere pentru a colecta apa rezultată în urma dezghețării.
- ➔ Scoateți dopul de la orificiul canalului de scurgere.
- ➔ Lăsați capacul aparatului deschis în timpul dezghețării.
- ➔ Ștergeți apa rămasă rezultată în urma dezghețării cu o lavetă textilă după dezghețare.
- ➔ Curățați aparatul; consultați „Curățarea”.

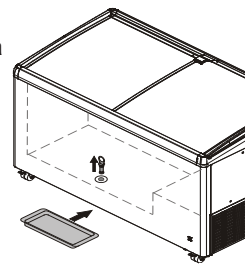


## Curățarea

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>! PERICOL!</b>   | <p><b>Există risc de electrocutare dacă se utilizează o metodă de curățare incorectă.</b></p> <p>Pericol de deces.</p> <p>▶ Scoateți ștecărul din priză înainte de a începe curățarea.</p>                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>! PRECAUȚIE!</b> | <p><b>Aburi fierbinți.</b></p> <p>Vătămări corporale și prejudicii materiale.</p> <p>▶ Nu utilizați echipamente de curățare cu aburi/cu înaltă presiune.</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>NOTIFICARE</b>   | <p><b>Produse de curățare nepotrivite.</b></p> <p>Deteriorarea aparatului.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nu utilizați produse de curățare concentrate fără a le dilua.</li> <li>▶ Utilizați doar lavete textile moi și o soluție de curățat universală cu un pH neutru.</li> <li>▶ Utilizați doar produse de curățare și de îngrijire compatibile cu alimentele în interiorul aparatului.</li> </ul> |

- ① Curățați aparatul din șase în șase luni.

- ➔ Scoateți toate produsele.
- ➔ Plasați un vas potrivit sub orificiul canalului de scurgere.
- ➔ Scoateți dopul de la orificiul canalului de scurgere.
- ➔ Aveți grijă să nu pătrundă apă în grila de ventilație sau la componentele electrice în timpul curățării.
- ➔ Curățați compartimentul interior, pereții externi și componentele aparatului cu lavete textile adecvate și un amestec de apă caldă și soluție de curățare universală.
- ➔ Uscați aparatul cu o lavetă textilă adecvată.

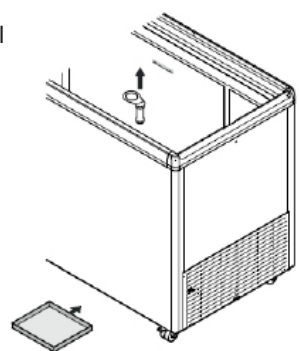

- ① **Compartimentul interior nu trebuie să prezinte umezeală.**
- ① Depozitele de praf de pe grila de ventilație cauzează un consum ridicat de energie.
- ➔ Îndepărtați depozitele de praf de pe grila de ventilație.

## Date tehnice

### Tensiunea

- ① Valorile exacte ale tensiunii corecte sunt afișate pe plăcuța de tip.

| Specificație                      | Valoare            |
|-----------------------------------|--------------------|
| Tip de curent                     | Curent alternativ  |
| Curent de declanșare a siguranței | Între 10 A și 16 A |

### Emisiile acustice ale aparatului

Nivelul de zgomot în timpul funcționării aparatului este sub 70 dB(A) (nivelul relativ de zgomot este 1 pW).

### Clasa climatică

Clasa climatică [X] indică condițiile ambientale în care aparatul poate funcționa în siguranță.

Clasa climatică [Y] și clasa de temperatură [Z] definesc condițiile generale maxime în care aparatele funcționează perfect.



| [X]<br>Clasa climatică | Temperatură max. a<br>camerei | Umiditate relativă<br>max. |
|------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 3                      | 25°C                          | 60%                        |
| 4                      | 30°C                          | 65%                        |
| 7                      | 35°C                          | 75%                        |
| 5                      | 40°C                          | 40%                        |

Temperatura minimă a camerei din locul instalării este 10°C.

| [Y]<br>Clasa climatică | Temperatura [°C] | Umiditatea relativă<br>[%] |
|------------------------|------------------|----------------------------|
| CC1                    | 25,0             | 60                         |
| CC2                    | 32,2             | 65                         |
| CC3                    | 40,6             | 75                         |

### Clasa de temperatură

| [Z]<br>Clasa de temperatură | Setare temperatură [°C] |
|-----------------------------|-------------------------|
| K1                          | 3,5                     |
| K2                          | 2,5                     |
| K3                          | -1,0                    |
| K4                          | +5,0                    |

## Depozitarea aparatului după oprire

|                   |                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOTIFICARE</b> | <b>Temperatură a camerei inadecvată în timpul depozitării.</b><br>Prejudicii materiale. |
|                   | ▶ Asigurați o temperatură a camerei între -10 °C și +50 °C.                             |

- Asigurați-vă că aparatul este uscat în interior și în exterior.
- ① **Compartimentul interior nu trebuie să prezinte umezeală.**
- Asigurați o temperatură a camerei între -10 °C și +50 °C.

## Casarea

|                   |                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOTIFICARE</b> | <b>Scurgeri de agent frigorific și ulei.</b><br>Daune asupra mediului.                               |
|                   | ▶ Aveți grijă ca circuitul agentului frigorific să nu fie deteriorat în timpul procesului de casare. |

- ① Aparatul conține materiale reciclabile și materiale inflamabile.
- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare.
- Decupați cablul de alimentare cu energie electrică pentru a face aparatul inutilizabil.
- Nu casați pur și simplu aparatul împreună cu deșeuri menajere nesortate.
- Asigurați-vă că aparatul este casat într-un mod profesional și corespunzător, în conformitate cu reglementările și legile locale actuale.

## Informații suplimentare

- Alimentele se vor menține proaspete un timp mai îndelungat dacă sunt depozitate la temperatura corectă. Astfel, se poate preveni aruncarea inutilă a alimentelor.
- În cazul în care bobina condensatorului nu este curățată anual, eficiența aparatului se va reduce semnificativ.
- Perioada în care sunt disponibile piesele de schimb necesare pentru repararea aparatului de refrigerare cu o funcție de vânzări directe este de 10 ani.
- Durata minimă a garanției aparatului de refrigerare cu o funcție de vânzări directe, oferită de producător, importator sau reprezentantul autorizat este de doi ani.
- Baza de date EPREL:  
Din 1 martie 2021, informațiile despre etichetarea energetică și cerințele în materie de proiectare ecologică vor fi disponibile în baza de date europeană a produselor (EPREL). Puteți să accesați baza de date la următorul link: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Vi se va solicita să introduceți identificatorul de model. Veți găsi identificatorul de model pe plăcuța de tip.

**Liebherr Appliances Kluang Sdn Bhd** (153177-U)

No.7 Jln Firma 2 , Kaw.Perind.Kluang II, KM7, Jln Mersing, 86007 Kluang, Johor, Malaysia de Vest.  
[www.liebherr.com.my](http://www.liebherr.com.my)