



Посібник з експлуа-
тації

Quality, Design and Innovation




home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Зміст

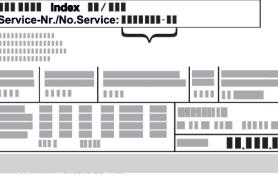1	Загальні відомості.....	3	6.2.26	Протокол сигналів тривоги	34
1.1	Комплект поставки.....	3	6.2.27	Передача сигналу тривоги	35
1.2	Загальний огляд пристрою й оснащення.....	3	6.2.28	Демонстраційний режим	36
1.3	Спеціальне оснащення.....	3	6.2.29	Скидання до заводських налаштувань	36
1.4	Область застосування пристрою.....	4	6.3	Повідомлення.....	36
1.5	Звукова емісія пристрою.....	4	6.3.1	Попередження.....	36
1.6	Відповідність.....	4	6.3.2	Нагадування.....	38
1.7	Особливо небезпечні речовини згідно з регламентом REACH.....	4	7	Оснащення.....	39
2	Загальні вказівки з техніки безпеки.....	4	7.1	Запобіжний замок.....	39
3	Функції Touch & Swipe-дисплея.....	5	7.2	Датчики.....	39
3.1	Навігація і пояснення символів.....	5	7.3	Інформація датчика	39
3.2	Меню.....	5	7.4	Інтерфейси.....	40
3.3	Режим спокою.....	7	8	Технічне обслуговування.....	41
4	Початок експлуатації.....	7	8.1	План технічного обслуговування.....	41
4.1	Умови встановлення.....	7	8.2	Пристрій розморозити.....	42
4.2	Розміри пристрою.....	7	8.3	Чищення пристрою.....	42
4.3	Транспортування пристрою.....	8	8.4	Замінити батарею пристрою.....	43
4.4	Розпакувати пристрій.....	8	9	Обслуговування клієнтів.....	43
4.5	Зняти транспортний фіксатор.....	8	9.1	Технічні дані.....	43
4.6	Монтувати ручку дверей.....	9	9.2	Технічна несправність.....	44
4.7	Монтувати пристрій захисту від перекидання....	9	9.3	Служба сервісного обслуговування.....	45
4.8	Встановлення пристрою.....	10	9.4	Заводська таблиця.....	45
4.9	Вирівняйте пристрій.....	11	10	Виведення з експлуатації.....	45
4.10	Встановлення кількох пристрій.....	11	11	Утилізація.....	45
4.11	Після встановлення.....	11	11.1	Підготовка пристрою до утилізації.....	45
4.12	Утилізація упаковки.....	11	11.2	Утилізація пристрою в безпечний для довкілля способ.....	45
4.13	Зміна сторони відкриття дверцят.....	11	12	Додаткова інформація.....	46
4.14	Вирівнювання дверцят.....	18	13	Коротка інструкція стосовно щоденного використання.....	47
4.15	Підключення пристрою.....	19			
4.16	Увімкнення пристрою (перше введення в експлуатацію).....				
5	Зберігання.....				
5.1	Поради стосовно збереження.....	20			
6	Керування.....	20			
6.1	Елементи керування та індикації.....	20	Символ	Пояснення	
6.1.1	Індикатор стану.....	21		Прочитати посібник	
6.1.2	Символи індикації.....	21		Щоб ознайомитися з усіма перевагами пристрою, уважно прочитайте посібник.	
6.1.3	Акустичні сигнали.....	22		Додаткова інформація в Інтернеті	
6.2	Функції пристрою.....	22		З цифровою інструкцією з додатковою інформацією та іншими мовами можна ознайомитися в Інтернеті, скориставшись QR-кодом на лицьовій стороні інструкції або ввівши сервісний номер на сайті home.liebherr.com/fridge-manuals .	
6.2.1	Вказівки щодо функцій пристрою.....	22		Сервісний номер вказаній на заводській таблиці:	
6.2.2	Вмикання/вимикання пристрою	22			
6.2.3	Температура	22			
6.2.4	Запис температури	23			
6.2.5	Освітлення	23			
6.2.6	Забезпечення доступу меню налаштування	24			
6.2.7	Код доступу.....	24			
6.2.8	Нагадування про інтервал технічного обслуговування	25			
6.2.9	Мова	26			
6.2.10	Дата і час	26			
6.2.11	Одиниця вимірювання температури	26			
6.2.12	Яскравість дисплея	27			
6.2.13	Alarm Sound.....	27			
6.2.14	Key Sound.....	27			
6.2.15	WLAN-з'єднання	28			
6.2.16	LAN-з'єднання	29			
6.2.17	Інформація про пристрій	30			
6.2.18	Години роботи	30			
6.2.19	Програмне забезпечення	30		Перевірити пристрій	
6.2.20	Розморожування	30		Перевірте всі частини на ушкодження при транспортуванні. Зверніться в разі недоліків до дилера або в сервісну службу.	
6.2.21	Завантаження даних / Datalogging.....	31			
6.2.22	Калібрування датчика	32			
6.2.23	Сигнал попередження про підвищення температури	32			
6.2.24	Сигнал попередження про незачинені дверцята	33			
6.2.25	Імітація сигналів тривоги	34			

Символ	Пояснення
	Відхилення Оскільки один посібник призначений для декількох моделей, можливі певні невідповідності. Абзаци, в яких йдеться про пристрой спеціального призначення, позначені зірочкою (*).
	Інструкції з дії та результат дії Інструкції з дії позначені ►. Результат дії позначений ▷.
	Відео Відео стосовно пристрой доступні на YouTube-каналі Liebherr-Hausgeräte.

Ця інструкція з використання чинна для таких моделей:

- SFFvh 4001
- SFFvh 5501

1 Загальні відомості

1.1 Комплект поставки

Перевірте всі частини на ушкодження при транспортуванні. Зверніться в разі недоліків до дилера або в сервісну службу. (див. 9.3 Служба сервісного обслуговування)

Поставка складається з наступних частин:

- Консольний пристрй
- Оснащення *
- Монтажний матеріал *
- Інструкція по використанню
- Сервісна брошура
- Сертифікат якості *
- Мережевий кабель
- Ручка з гвинтами і зірочковим ключем
- Набір кріплення на стіні

1.2 Загальний огляд пристрою й оснащення

SFFvh 5501

SFFvh 4001

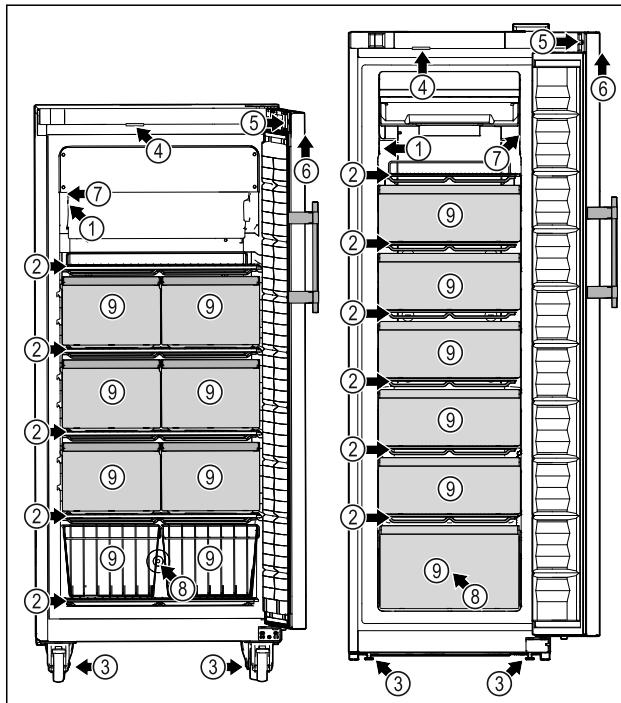


Fig. 1 Приблизна ілюстрація

Оснащення

- | | |
|-----------------------|--|
| (1) Заводська таблиця | (6) Елементи обслуговування та індикація температури |
| (2) Решітчасті полици | (7) С-датчик |
| (3) Ніжки / ролики * | (8) Ввід датчика |
| (4) Освітлення * | (9) Висувний ящик / дротяний кошик |
| (5) Замок | |

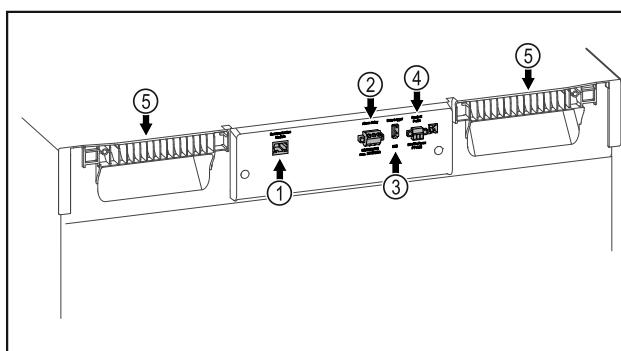


Fig. 2 Приблизна ілюстрація, задня сторона

Оснащення

- | |
|--|
| (1) LAN/WLAN інтерфейс* (4) Підключення для Р-датчика |
| (2) Безпотенційний вихід сигналу тривоги (5) Переноска |
| (3) USB-інтерфейс |

1.3 Спеціальне оснащення

Вказівка

Аксесуари можна придбати через службу сервісного обслуговування (див. 9.3 Служба сервісного обслуговування) та в магазині Liebherr-Hausgeräte за адресою home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

Загальні відомості

SmartModule

Пристрій оснащено SmartModule.

У цьому випадку мова йде про інтерфейси WLAN/LAN для з'єднання пристрію та зовнішньої системи обліку й сигналізації, як-от Liebherr SmartMonitoring.

Панель Liebherr SmartMonitoring Dashboard недоступна в деяких країнах. Перевірте наявність за допомогою QR-коду (див. 6.2.15 WLAN-з'єднання), ввівши свою модель.

Додаткове оснащення висувних ящиків

У разі додаткового оснащення висувних систем холодильника/морозильної камери Liebherr, що використовуються для зберігання продуктів, чутливих до температур, як-от спеціальних медикаментів або охолоджених матеріалів, щодо яких діють спеціальні нормативні вимоги, необхідно провести оцінку температури. Додаткове оснащення висувних систем холодильника/морозильної камери Liebherr може привести до пусвання продуктів або їх пошкодження. Через це додаткове оснащення може виконувати виключно сервісна компанія, авторизована виробником холодильника/морозильної камери.

1.4 Область застосування пристрою

Цільове використання

Цей лабораторний морозильник призначений для професійного зберігання продуктів за температури від -9 °C до -35 °C.

Типові продукти, що мають зберігатися, - наукові проби, реагенти, лабораторний інвентар і т.д.

Пристрій відповідає нормам DIN 13277 - Холодильники / морозильники / пристрій для зберігання для лабораторного та медичного використання.

Зберігання чутливих до температури речовин вимагає використання незалежної, постійно контролюваної системи сигналізації. Ця система сигналізації має бути спроектована так, щоб відповідальна особа могла зареєструвати будь-яку аварійну ситуацію, щоб мати змогу вжити відповідних заходів.

Передбачуване неправильне використання

Не використовувати пристрій для наступного:

- Зберігання та охолодження:
 - хімічно нестабільних, горючих або їдких речовин
 - крові, плазми або інших фізіологічних рідин з метою ін'єкції, використання або введення у людське тіло.
- Застосування у вибухонебезпечних зонах.

- Використання на свіжому повітрі, а також у вологих місцях та в зоні досяжності бризок води.
- Використання в житлових районах, оскільки в таких умовах неможливо забезпечити належний захист радіоприйому.*

Не належне використання пристрію призводить до ушкоджень продуктів, що зберігаються, або їх пусвання.

Класи клімату

Клас клімату для придбаного вами пристрію вказано в таблиці.

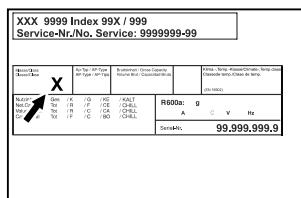


Fig. 3 Заводська таблиця
(X) Цей кліматичний клас вказує на умови довкілля, за яких можна безпечно експлуатувати пристрій.

Клас клімату (X)	макс. кімнатна температура	макс. відн. вологість повітря
7	35 °C	75 %

Вказівка

Мінімальна допустима кімнатна температура на місці встановлення складає 10 °C.

1.5 Звукова емісія пристрою

А-скоригований рівень звукового тиску емісії під час роботи пристрію менше 70 дБ(А) (потік звукової енергії відн. 1 пВт).

1.6 Відповідність

Контур охолоджувача перевірено на герметичність. Пристрій відповідає відповідним нормам техніки безпеки.

Декларація про відповідність ЄС

Виробник / експонент:	LIEBHERR-HAUSGERÄTE LIENZ GMBH
Адреса:	A-9900 Lienz, Dr. Hans Liebherr Straße 1
Даний продукт збігається з приписами наступних європейських директив і норм:	
(EU) 2019/2020, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU	
Вбудований радіомодуль відповідає директиві 2014/53/EU. Інформація по радіомодулю (див. 9.1 Технічні дані).	

Декларація про відповідність ЄС

Повний текст декларації про відповідність стандартам ЄС можна знайти за адресою: www.liebherr.com

1.7 Особливо небезпечні речовини згідно з регламентом REACH

Скориставшись наведеним нижче посиланням, можна перевірити, чи містить ваш пристрій особливо небезпечні речовини згідно з регламентом REACH: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

2 Загальні вказівки з техніки безпеки

Надійно зберігайте цю інструкцію з експлуатації, щоб завжди мати можливість скористатися нею.

У разі передавання пристрою передавайте його наступному власникові також інструкцію з експлуатації.

Щоб безпечно і належним чином використовувати пристрій, перед користуванням уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації. Завжди дотримуйтесь наведених у ній рекомендацій, вказівок з безпеки та попереджень. Вони мають важливе значення для безпечної і безпereбійного встановлення та експлуатації пристрою.

Небезпека життю та здоров'ю користувача:

- Цей пристрій може використовуватись лише спеціалістами та лабораторним персоналом, навченими з цією метою і що знайомі з заходами безпеки при роботі в лабораторії. Діти, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими спроможностями або, що не мають достатнього досвіду й знань не можуть використовувати або обслуговувати цей пристрій.
- Розетка повинна бути розташована у легкодоступному місці, щоб за необхідності швидко відключити пристрій від мережі. Задня стінка пристрою не повинна її закривати.
- Відключаючи пристрій від мережі, тримайтесь за штекер. Забороняється тягнути за кabel.
- У разі неполадки витягніть вилку з розетки або вимкніть запобіжник.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Уникайте пошкодження кабелю живлення. Не використовуйте

пристрій з пошкодженим кабелем живлення.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Планки штепельних розеток та блоків багатомісцевих зажимів, та інші електронні пристрії (наприклад галогенні трансформатори) не можна встановлювати та експлуатувати на задній стінці пристрію.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не закривайте вентиляційні отвори у корпусі пристрою або у монтажному корпусі.

- Ремонтні роботи і роботи із внесення конструктивних змін в пристрій проводяться лише працівниками сервісної служби або підготовленими спеціалістами.

- Встановлення, підключення до мережі та утилізація мають виконуватись у відповідності з інструкціями, наведеними у даному посібнику.

Небезпека загоряння:

- Застосовуваний холодаагент (дані на заводській таблиці) не завдає шкоди навколошньому середовищу, проте легко займається. Витік холодаагента може привести до виникнення пожежі.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте пошкодження контуру охолодження.

- Забороняється заносити в пристрій джерела виникнення вогню.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не експлуатувати всередині охолоджувального відділення електричні пристрії, чия конструкція не відповідає рекомендованій виробником.

- У разі витікання охолоджуючого засобу: не використовуйте відкрите полум'я та усуńтьте потенційні джерела займання поблизу місця витікання. Добре провітріть приміщення. Повідомте службу підтримки.

- Не використовуйте пристрій поряд з вибухонебезпечним газом.

- Не зберігати і не використовувати поблизу пристрою бензин, інші займисті рідини та гази.

- Не зберігати в пристрії вибухонебезпечні речовини, наприклад аерозолі з горючим робочим газом. Для ідентифікації на таких балончиках є відповідні дані або зображення полум'я. У результаті витоку газ може зайнятися через наявність у конструкції пристрою електричних елементів.

Загальні вказівки з техніки безпеки

- Не ставте запалені свічки, лампи та інші предмети з відкритим полум'ям поруч з пристроєм, щоб не викликати пожежу.
- Алкогольні рідини або ємності, що містять алкоголь, зберігайте лише щільно закритими. У результаті витікання алкоголь може зайнятися через наявність у конструкції пристрою електричних елементів.

Небезпека падіння та перекидання:

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Щоб уникнути небезпек, пов'язаних з нестійким положенням пристрою, необхідно закріпити його відповідно до вказівок.
- Не ставати і не спиратися на цоколь, висувні ящики, дверцята тощо.

Небезпека занеміння, обмороження та виникнення болю:

- Уникайте тривалого контакту шкіри з холодною поверхнею або охолоджувальними/заморожуваними виробами чи використовуйте заходи захисту, наприклад використовуйте рукавички.

Небезпека отримання травм та пошкоджень:

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Для пришвидшення процесу розмороження не використовувати механічні пристрої або інші засоби, ніж ті, що рекомендував виробник.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Небезпека пошкодження пристрою через биття струмом! Під кожухом знаходяться частини, які під напругою. Заміна чи ремонтні роботи радіатора з індикатором світла проводиться лише працівниками сервісної служби або підготовленими спеціалістами.
- **УВАГА:** Пристрій можна експлуатувати лише з оригінальним додатковим приладдям виробника або з додатковим приладдям іншого постачальника, допущеним виробником. Користувач несе ризик від використання не допущеного додаткового приладдя.

Небезпека защемлення:

- Під час відкривання та закривання дверей будьте обережні з петлями. Так можна затиснути пальці.

Кваліфікація спеціалісти:

Пристрій можуть встановлювати, перевіряти, обслуговувати та використовувати лише спеціалісти, знайомі з монтажем,

введенням в експлуатацію та експлуатацією пристрою.

Спеціалісти - це особи, які на основі своєї професійної освіти, знань та досвіду, а також завдяки знання відповідних норм та правил, можуть оцінити і виконувати доручені їм роботи і розпізнавати можливі небезпеки. Вони повинні мати освіту, інструктаж і право працювати на пристрії.


Символи на пристрой:



Символ може знаходитися на компресорі. Він стосується масла в компресорі та вказує на наступну небезпеку: **у разі проковтування та потрапляння в дихальні шляхи це може бути смертельно.** Ця вказівка має значення тільки для утилізації. В звичайному режимі експлуатації небезпека не існує.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Небезпека виникнення пожежі / горючі матеріали. Символ знаходитьться на компресорі і позначає небезпеку від пожежонебезпечних речовин. Не знімайте наклейку.

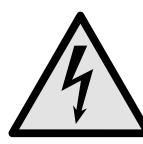

Символ на зворотній стороні пристроя в зоні сигнального реле та вказує на наступну небезпеку: **Електричний удар!** Навіть у випадку відключення пристрою від мережі ще може бути зовнішня напруга. Не знімайте наклейку.



Ця або подібна до неї наклейка може бути розташована на задній стінці пристроя. Вона вказує на те, чи містяться у дверцях і/або корпусі вакуумні ізоляційні панелі (VIP) або перлітові панелі. Ця вказівка має значення тільки для утилізації. Не знімайте наклейку.

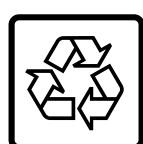

Ця або подібна до неї наклейка може знаходитися на задній стінці пристроя. Вона відноситься до вбудованого літій-іонного акумулятора. Ця вказівка має значення тільки для утилізації. Не знімайте наклейку.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Холодна поверхня! Торкатися лише з використанням відповідних засобів захисту рук. Ця або подібна до неї наклейка може розташовуватися на пристрії та вказує на небезпеку обморожування.

Дотримуйтесь попереджувальних вказівок та інших окремих вказівок в інших розділах:

	НЕБЕЗПЕКА	Позначає безпосередньо небезпечну ситуацію, яка може привести до смерті чи важкого травмування, якщо її не запобігти.
--	------------------	---

	ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Позначає небезпечну ситуацію, яка може привести до смерті чи важкого травмування, якщо її не запобігти.
	ОБЕРЕЖНО	Позначає небезпечну ситуацію, яка може привести до травмування легкої або середньої тяжкості, якщо її не запобігти.
	УВАГА	Позначає небезпечну ситуацію, яка може привести до пошкодження майна, якщо її не запобігти.
	Вказівка	Позначає корисні вказівки та поради.

3 Функції Touch & Swipe-дисплея

Керування пристроєм здійснюється за допомогою Touch & Swipe-дисплея. За допомогою Touch & Swipe-дисплея (далі – «Дисплей») можна вибирати функції пристроя дотиком або проведенням пальцем по екрану. За 10 секунд бездіяльності дисплей повертається до попереднього меню або індикації стану.

3.1 Навігація і пояснення символів

На малюнках зображені різні символи для навігації за допомогою дисплея. Ці символи описані в нижче наведений таблиці.

Символ	Опис
	Швидко торкнутися дисплея: Активування/деактивування функції. Підтвердження вибору. Відкрити підменю.
	Тривалий дотик на дисплеї протягом певного часу (наприклад, 3 секунди): Активування/деактивування функції або значення.
	Рух праворуч або ліворуч: Навігація в меню.
	Швидко торкнутися символу «Назад»: Перейти на один рівень меню назад.
	Натиснути й утримувати символ «Назад» протягом 3 секунд: Перейти до індикації стану.
	Швидко торкнутися символу «Назад» вгорі ліворуч: Перейти на один рівень меню назад.

Символ	Опис
	Стрілка з годинником: Через більш ніж 10 секунд на дисплеї з'явиться таке повідомлення.
	Стрілка з індикацією часу: Через вказаній час на дисплеї з'явиться таке повідомлення.
	Відкрити символ «Меню налаштування»: Перейти до меню налаштувань і відкрити меню налаштувань. За необхідності: Перейти в меню налаштувань до потрібної функції. (див. 3.2.1 Відкривання меню налаштування)
	Відкрити символ «Розширене меню»: Перейти до розширеного меню і відкрити розширене меню. За необхідності: Перейти в розширеному меню до потрібної функції. (див. 3.2.2 Відкривання розширеного меню)
	Бездіяльність
	За 10 секунд бездіяльності дисплей повертається до попереднього меню або індикації стану.
	Відчинити й зачинити дверцята.
	Якщо відчинити й одразу зачинити дверцята, дисплей повертається до індикації стану.

Примітка: Малюнки на дисплеї відображаються з англійськими термінами.

3.2 Меню

Функції пристрою розподілено в різних розділах меню:

Меню	Опис
Головне меню	Коли пристрій увімкнено, ви автоматично потрапляєте в головне меню. У цьому меню ви можете перейти до найважливіших функцій пристроя, меню налаштування і розширеного меню.
Settings	Меню налаштування містить функції для налаштування вашого пристроя.
HCM	Розширене меню містить спеціальні функції для налаштування вашого пристроя. Доступ до розширеного меню захищено числовим кодом 151 .

Початок експлуатації

3.2.1 Відкривання меню налаштування

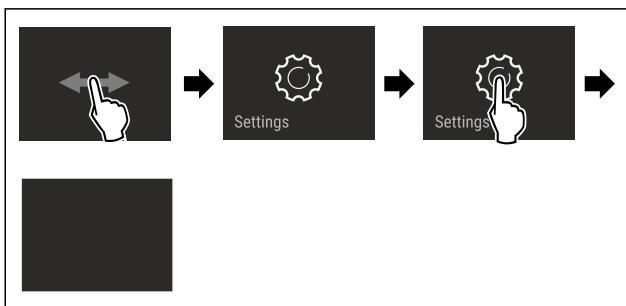


Fig. 4 Ілюстративне зображення

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Відкривається меню налаштувань.
- За необхідності: перейти до потрібної функції.

3.2.2 Відкривання розширеного меню

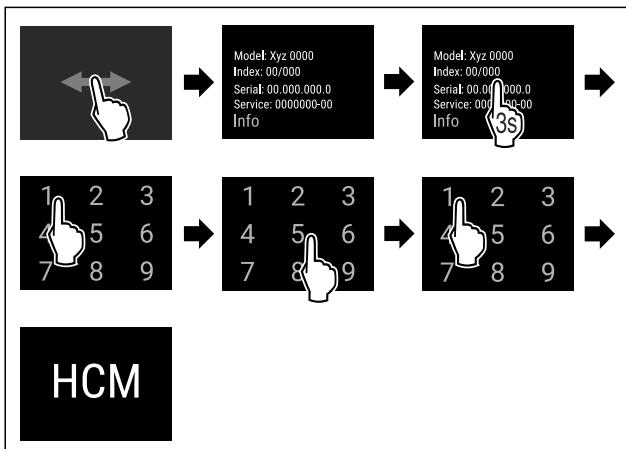


Fig. 5 Доступ за допомогою числового коду 151

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Відкриється розширене меню.
- За необхідності: перейти до потрібної функції.

3.3 Режим спокою

Якщо не торкатися дисплея протягом 1 хвилини, дисплей переходить у режим спокою. У режимі спокою яскравість дисплея зменшується.

3.3.1 Вихід із режиму спокою

- Швидко торкнутися дисплея пальцем.
- Режим спокою завершено.

4 Початок експлуатації

4.1 Умови встановлення



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека загоряння через вологість!

Якщо на частини, які знаходяться під напругою, або на кабель підключення до електромережі потрапляє волога, то може виникнути коротке замикання.

- Пристрій створено для використання в закритих приміщеннях. Не використовувати пристрій на свіжому повітрі, а також у вологих місцях та в зоні досяжності бризок води.

4.1.1 Місце встановлення



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Холодоагент та масло, що виходять!

Пожежа. Застосовуваний холодоагент не завдає шкоди навколошньому середовищу, проте легко займається. Масло, що міститься, також легко займається. Холодоагент та масло, що виходять, можуть зайнятися при відповідно високій концентрації та при контакті із зовнішнім джерелом тепла.

- Не пошкодити трубопроводи контуру холодоагента та компресор.

- Уникайте встановлення пристрою в місцях потрапляння прямих сонячних променів, поряд із плитою, системою опалення тощо.
- Оптимальне місце встановлення – сухе приміщення з гарною вентиляцією.
- Якщо пристрій встановлено в занадто вологому середовищі, можливе утворення конденсату на зовнішній стінці. Обов'язково забезпечте вільний притік та відтік повітря у місці встановлення.
- Що більше холодоагенту знаходиться в пристрої, то більшим має бути приміщення, в якому знаходиться пристрій. У надто малих приміщеннях у разі витоку може утворюватися вогненебезпечна суміш газу та повітря. На кожні 8 г холодоагенту має припадати щонайменше 1 м³ об'єму приміщення для встановлення пристрою. Дані про вміст холодоагенту вказано на заводській таблиці всередині пристрою.
- Підлога у місці встановлення повинна бути горизонтальною і рівною.
- Місце встановлення має відповідати вазі пристрою разом з максимальним завантаженням. (див. 9.1 Технічні дані)
- Використання у вибухонебезпечних зонах заборонене.

4.1.2 Підключення електрики




ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пожежі через неналежне встановлення!

За контакту мережевого кабелю або вилки із задньою стороною пристрою вібрації пристрою можуть привести до пошкодження мережевого кабелю або вилки, що може привести до короткого замикання.

- Слідкуйте за тим, щоб не перетиснути мережевий кабель під пристроєм під час встановлення.
- Встановлюйте пристрій таким чином, щоб він не дотикається до вилок або мережевих кабелів.
- Не підключайте до розеток в області зворотного боку пристрою інші пристрої.
- **Забороняється** встановлювати й експлуатувати позаду пристроїв подовжувачі й розподільні колодки, а також інші електронні пристрої (наприклад галогенні трансформатори).

4.2 Розміри пристрою

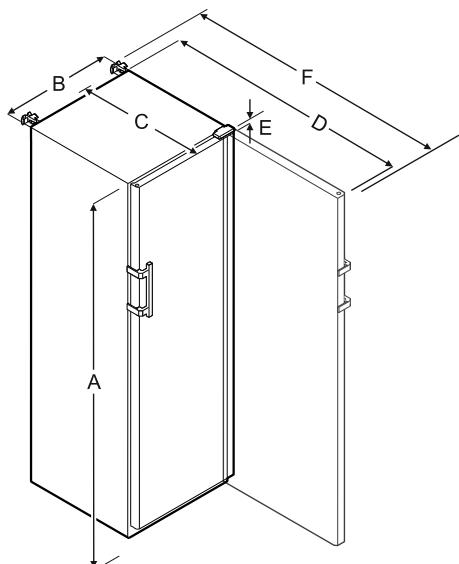

	SFFvh 4001	SFFvh 5501
A	1884 мм	1793 мм
B	597 мм	747 мм
C	664 мм	779 мм
D	1203 мм	1468 мм
E	23 мм	23 мм
F	1241 мм	1506 мм

A = Висота пристрою з ніжками / роликами

B = Ширина пристрою без ручки [глибина ручки = 45 мм]

C = Глибина пристрою без ручки [глибина ручки = 45 мм]

D = Глибина пристрою при відкритих дверях

E = Висота шарніру

F = Глибина пристрою з виступанням ручки та захистом від перекидання

4.3 Транспортування пристрою



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування та пошкодження внаслідок перевороту пристрою!

► Під час транспортування пристрою зважайте на нерівності підлоги й нахили.

Під час транспортування пристрою зверніть увагу:

► Пристрій транспортувати у вертикальному положенні.
► Пристрій транспортувати двома особами.

За першого введення в експлуатацію:

► пристрій транспортувати в упаковці.

Під час транспортування пристрою після першого введення в експлуатацію (наприклад, переїзд або очищення):

► Випорожніть пристрій.
► Зафіксуйте двері від ненавмисного відчинення.

4.4 Розпакувати пристрій

► Перевірте пристрій і упаковку на ушкодження при транспортуванні. Негайно зверніться до постачальника, якщо є підозра про будь-які ушкодження. Не підключати пристрій до електроживлення.

► Видаліть усі пакувальні матеріали з задньої стінки або бічних стінок пристрію, які можуть завадити належному встановленню, притоку відтоку повітря.

4.5 Зняти транспортний фіксатор

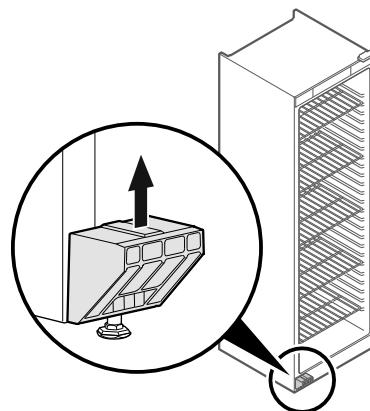


Fig. 6

► Потягнути транспортний фіксатор вгору.

► Статичний тримач лишається на пристрії.

4.6 Монтувати ручку дверей

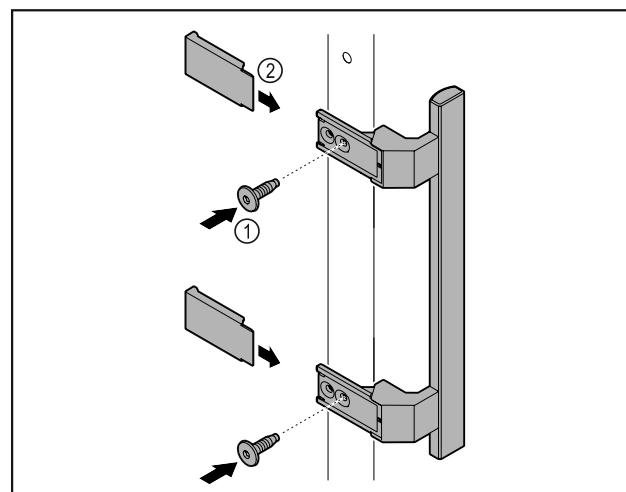


Fig. 7

► Ручку з комплекту додаткового обладнання з доданими гвинтами Fig. 7 (1) розмістити на дверях.

► Встановити кришку Fig. 7 (2).

4.7 Монтувати пристрій захисту від перекидання

Інструмент



Fig. 8

Початок експлуатації



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування та пошкодження внаслідок перекидання пристрою!

Небезпека для життя та ризик пошкодження пристрою. Пристрій може перекинутись, якщо витягнути з пристрою повністю завантажені лотки.

- Перш ніж увімкнути пристрій необхідно: Згідно з інструкцією встановити пристрій захисту від перекидання.

Захистити пристрій від перекидання.

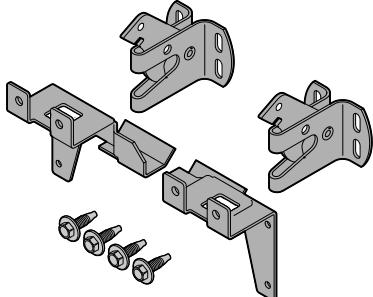


Fig. 9

Пристрій для захисту від перекидання додається до пристрію. Він складається з двох деталей кріплення, двох запобіжних гаків і чотирьох саморізів (4 x 14).

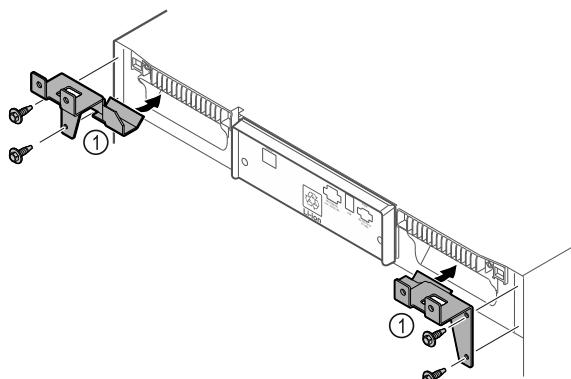


Fig. 10

- Змонтовати деталі кріплення Fig. 10 (1) за допомогою саморізів на пристрій.
- Пристрій з встановленими деталями для підтримки посунути до стінки.

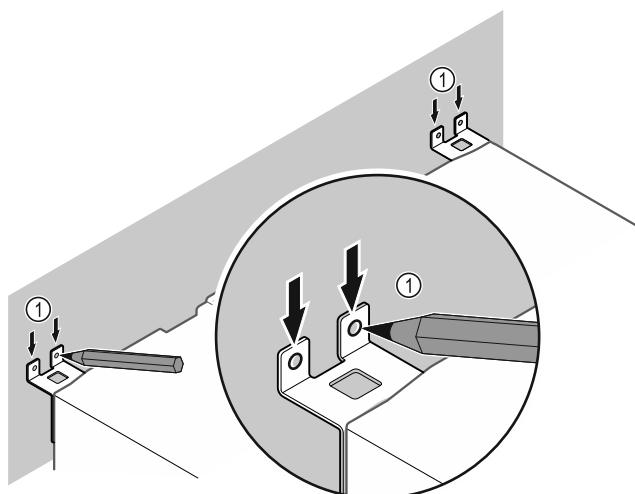


Fig. 11

- Встановити маркування на стіні Fig. 11 (1).
- Зняти пристрій.

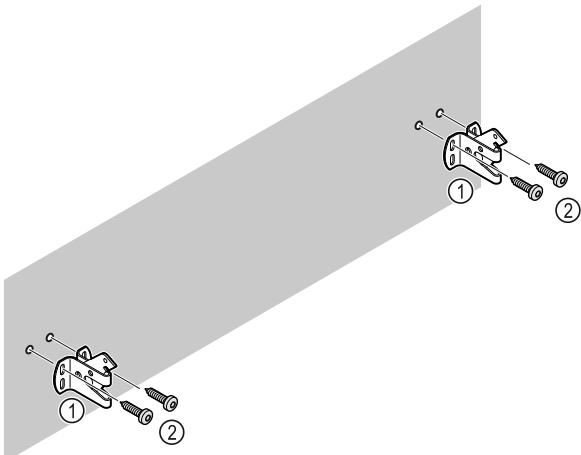


Fig. 12

Залежно від матеріалу стіни (дерево, бетон) використовувати придатний кріпильний матеріал (наприклад, дюбелі) та достатню кількість точок кріплення.

- Закріпити запобіжні гаки.

4.8 Встановлення пристрію



ОБЕРЕЖНО

Небезпека отримання травм та пошкоджень!

- Встановлювати пристрій силами 2 чоловік.



ОБЕРЕЖНО

Небезпека отримання травм та пошкоджень!

Дверцята можуть вдаритися об стіну і таким чином пошкодитися. У випадку скляних дверцят пошкоджене скло може призвести до травм!

- Захищайте дверцята від ударів об стіну. Встановіть на стіну стопор для дверцят, наприклад з повсті.

- Всі потрібні компоненти (наприклад мережевий кабель) підключити до зворотньої сторони пристрою і відвести вбік.

Вказівка

Кабель може пошкодитись!

- Не затискати кабелі під час зміщення назад.

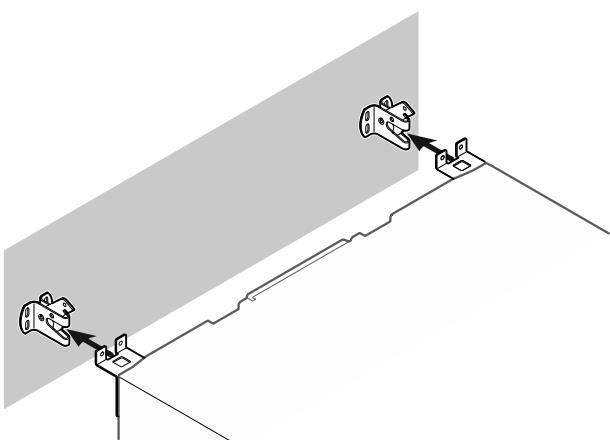


Fig. 13

- Посунути пристрій до стіни так, щоб деталі для підтримки зафіксувались у запобіжні гаки.
- Агрегат тепер захищений від перекидання.
- Його можна ослабити знову відкиданням назад запобіжних гаків.

4.9 Вирівняйте пристрій

УВАГА

- Деформація корпусу пристрою і двері не закриваються.
- Вирівняти пристрій по горизонталі та по вертикалі.
- Вирівняти нерівності підлоги з допомогою ніжок.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не належне налаштування висоти ніжки!

Важкі та смертельні травми. Неправильне налаштування висоти може ослабити нижню частину ніжки і перекинути пристрій.

- Не витягувати ніжку надто далеко.

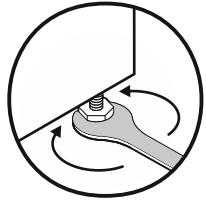


Fig. 14 *

Підняти агрегат:

- Повернути ніжку за годинниковою стрілкою.

Опустити агрегат:

- Повернути ніжку проти годинникової стрілки.

4.10 Встановлення кількох пристрів

УВАГА

Небезпека пошкодження через утворення конденсату між боковими стінками!

- Не встановлювати пристрій поруч з іншим холодильником.
- Ставити пристрій один поруч одного з відстанню 3 см між пристроями.
- Ставити кілька пристрів лише при температурах 35 °C і 65 % вологість повітря один поруч одного.
- При більшій вологості повітря збільшити відстані між пристроями.

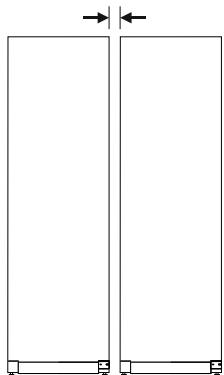


Fig. 15 Встановлення бік у бік (Side-by-Side)

Вказівка

Набір Side-by-Side можна замовити як додаткове приладдя у сервісній службі Liebherr. (див. 9.3 Служба сервісного обслуговування)

4.11 Після встановлення

- Зніміть захисну плівку.*
- Помийте пристрій. (див. 8.3 Чищення пристрію)
- За необхідності: Дезінфікувати пристрій.

- Зберегти рахунок (чек) і мати в розпорядженні дані про пристрій та дилера.

4.12 Утилізація упаковки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека задушення пакувальними матеріалами та плівкою!


- Не дозволяйте дітям гратися з пакувальними матеріалами.

Упаковка виготовлена із матеріалів, які підлягають повторному використанню.

- Гофрований картон/картон
- Деталі із спіненого полістиролу
- Поліетиленова плівка та мішок.
- Стрічки-стяжки з поліпропілену
- збита цвяхами дерев'яна рама з вставкою з поліетилену*
- Пакувальні матеріали слід здавати до офіційно визначеного приймального пункту.

4.13 Зміна сторони відкриття дверцят

Інструмент

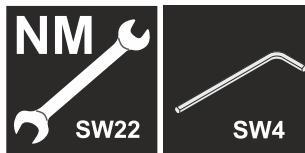

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пошкодження пристрою через непрофесійне переставлення дверцят!

- Доручити переставлення дверцят спеціалістам.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування та матеріальні збитки через високу вагу дверцят!

- Виконувати переробку, лише якщо можна підняти вагу 25 кг.
- Виконувати переробку лише удвох.

УВАГА

Деталі під напругою!

Ушкодження електричні компоненти.

- Перед заміною обмежувача ходу дверей витягніть мережевий штекер.
- Відкрийте дверцята.

Початок експлуатації

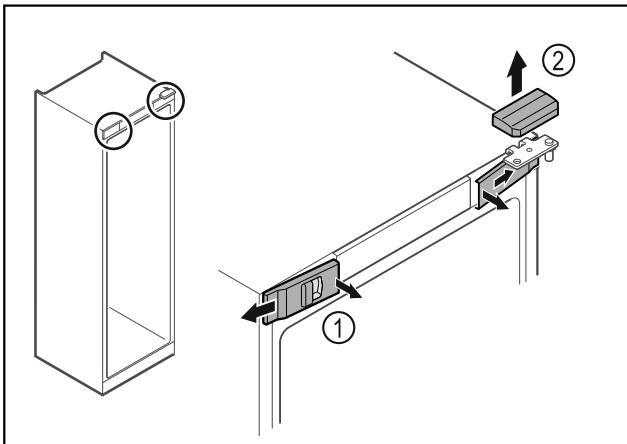


Fig. 16

- Звільніть передні кришки Fig. 16 (1) всередині від фіксатора та поверніть убік.
- Зніміть верхню кришку Fig. 16 (2) вгору.

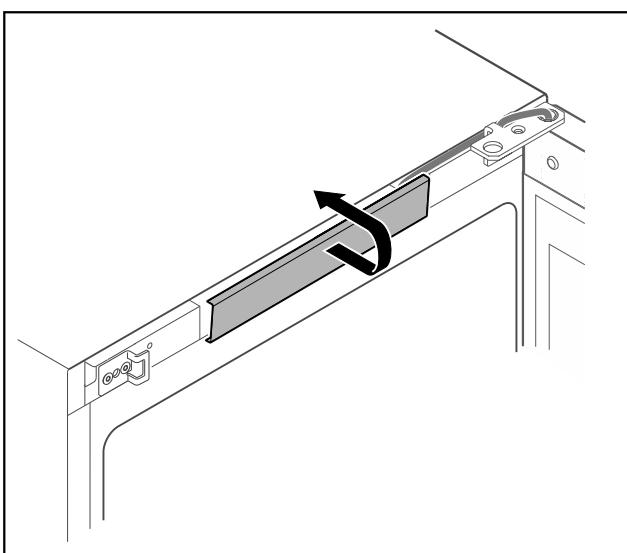


Fig. 17

- Звільніть і зніміть середню кришку.

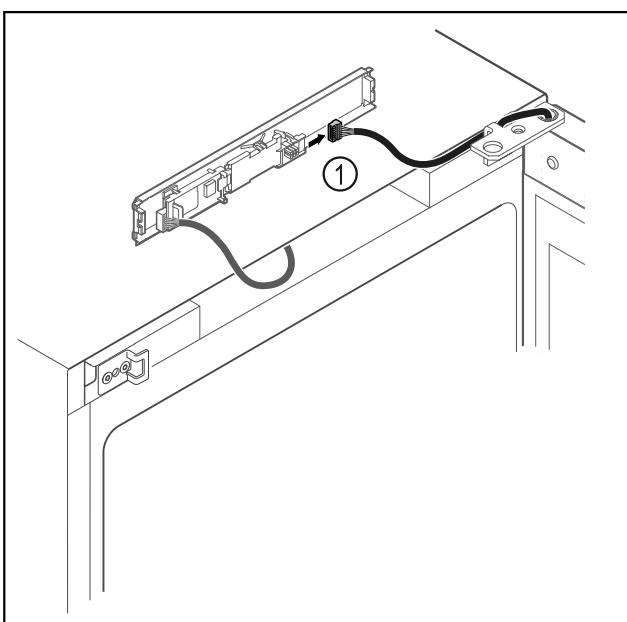


Fig. 18

- Витягнути штекер Fig. 18 (1) з плити.

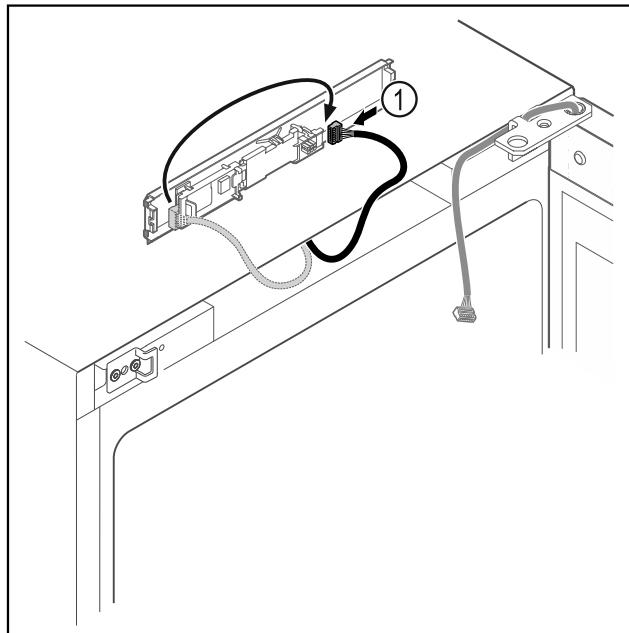


Fig. 19

- Переставити штекер Fig. 19 (1) на плиті.

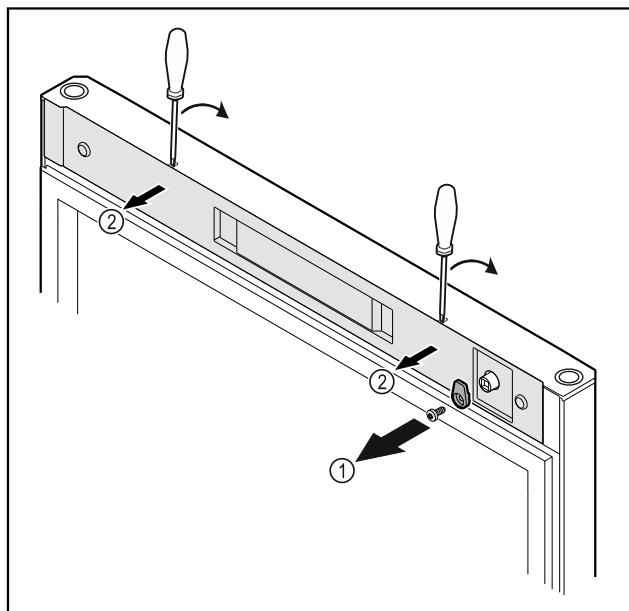


Fig. 20

- Відкрутити запірний гачок Fig. 20 (1).
- За допомогою малої викрутки зніміть з фіксатора кришку Fig. 20 (2) і видаліть.

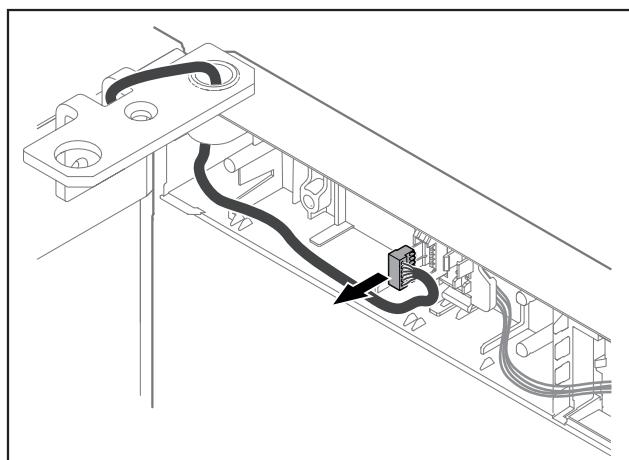


Fig. 21

- Видалити штекер з кріплення штекера.

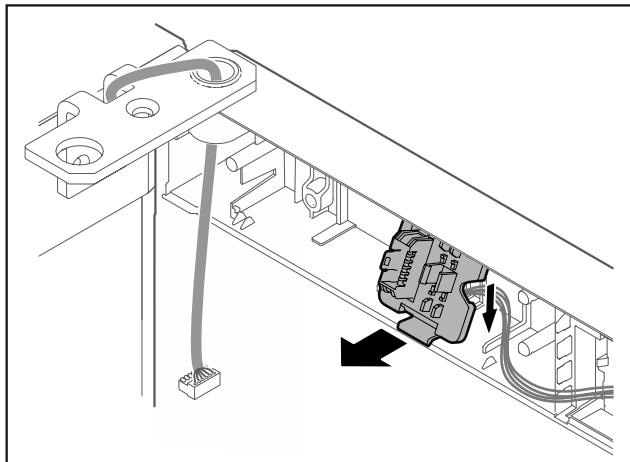


Fig. 22 Кріплення тримача штекера можна повернути на 180°.

- Зняти кріплення штекера.

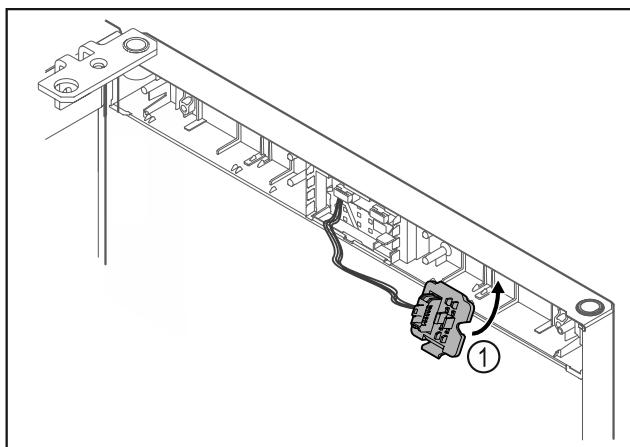


Fig. 23

- Зафіксувати кріплення штекера Fig. 23 (1) на протилежній стороні.

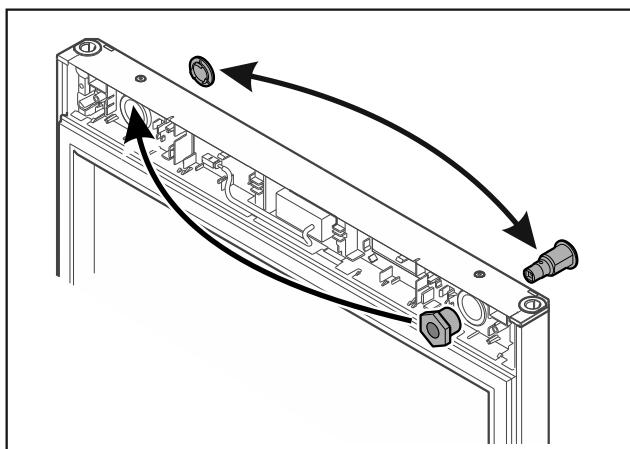


Fig. 24

- Замок та кришку відповідно переставити на протилежний бік.

-або-

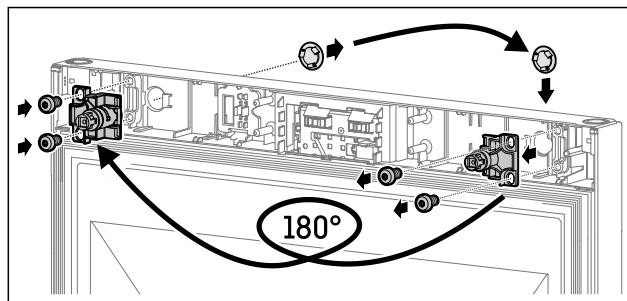


Fig. 25

- Замок та кришку відповідно переставити на протилежний бік.

УВАГА

Небезпека травмування через перекидання дверцят!

- Притримуйте дверцята.

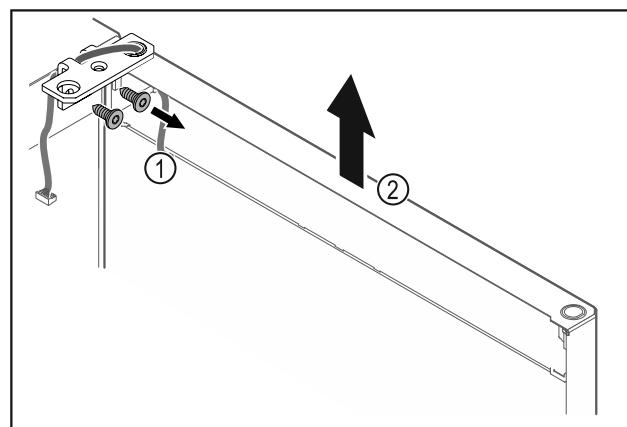


Fig. 26

- Відкрутити шарнірний кутик Fig. 26 (1).
- Дверцята з шарнірним кутиком Fig. 26 (2) приблизно на 200 мм прямо підністи вгору і зняти.
- Двері обережно покласти на м'яку підкладку.

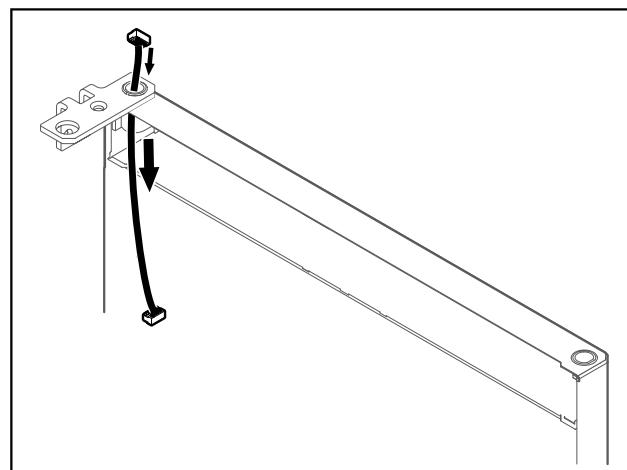


Fig. 27

- Обережно витягніть кабель.

Початок експлуатації

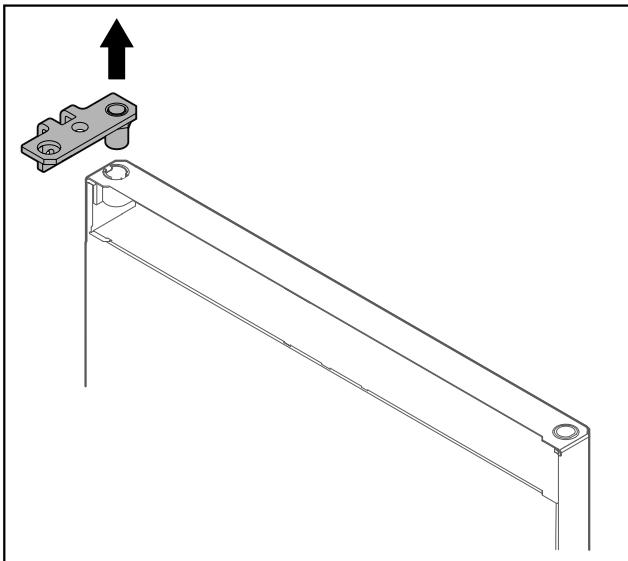


Fig. 28

- Витягнути шарнірний кутик.

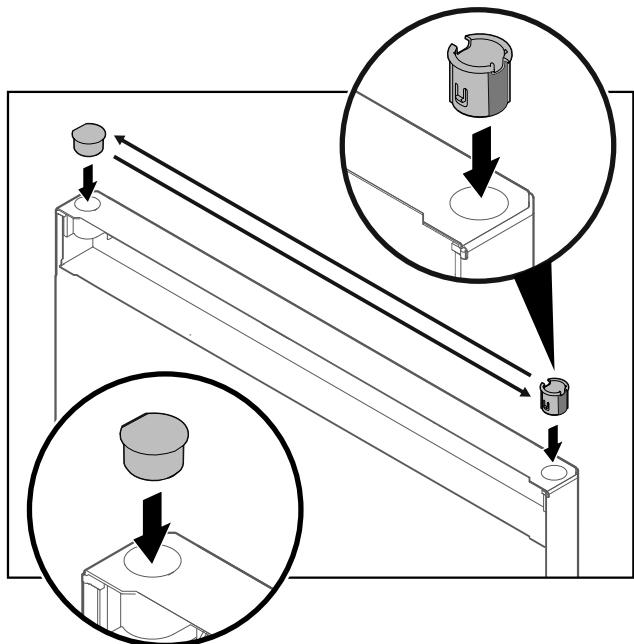


Fig. 30

- Вставити шарнірну втулку та заглушку відповідно на протилежній стороні (сторони, що спадають, показують назовні).

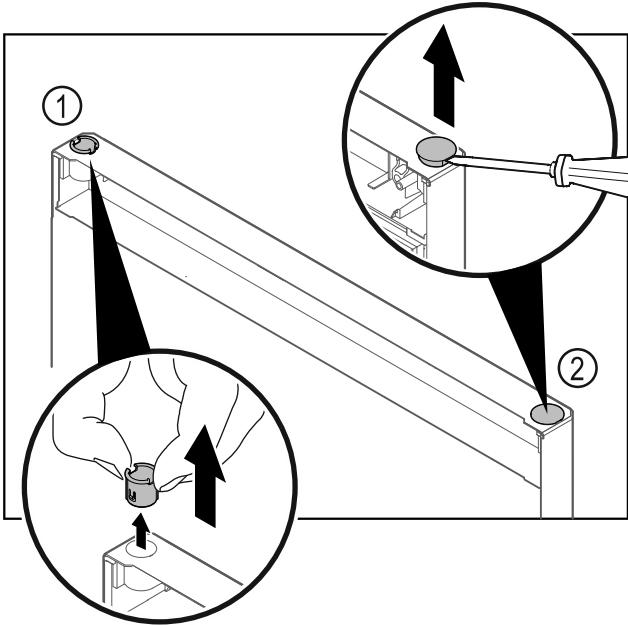


Fig. 29

- Витягніть шарнірну втулку Fig. 29 (1) пальцями.
- За допомогою шліцевої викрутки обережно піdnіміть заглушку Fig. 29 (2) та витягніть її.

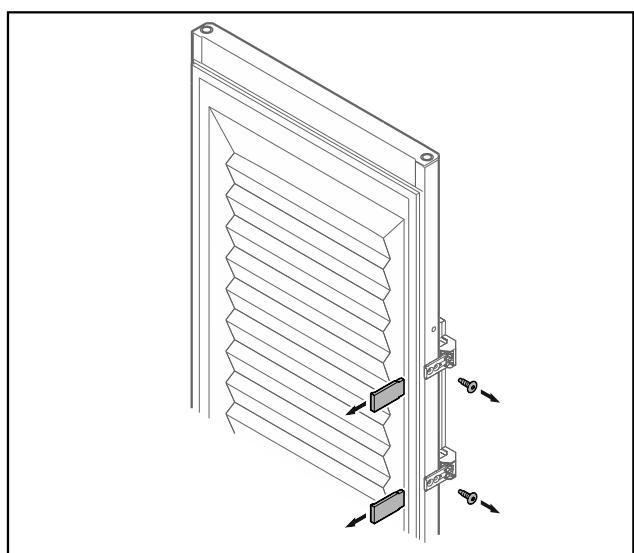


Fig. 31 Спинені дверцята

- Зніміть панелі.
- Відкрутити ручку.

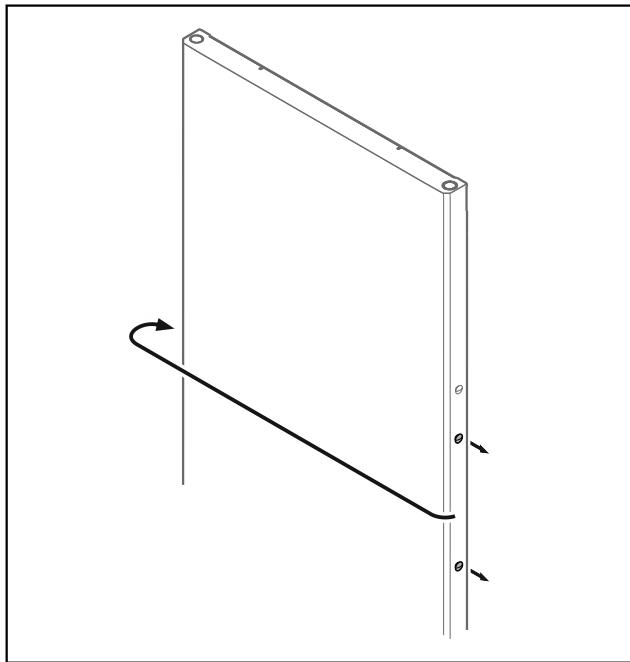


Fig. 32

- ▶ Переставте пробку на протилежну сторону.

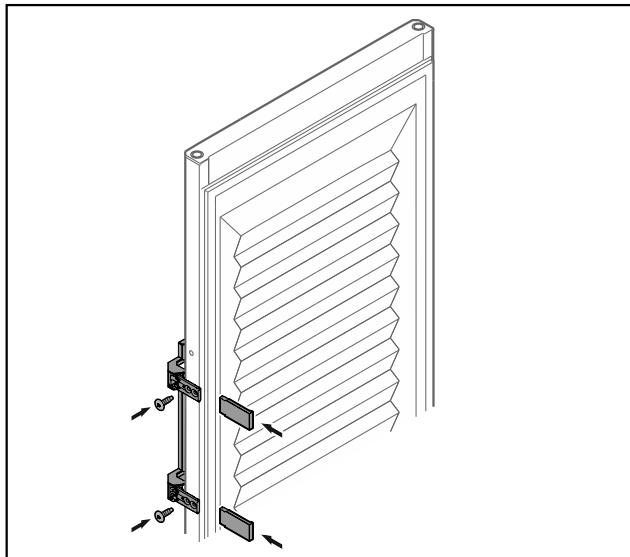


Fig. 33 Спінені дверцята

- ▶ Накрутити ручку на протилежній стороні.
- ▶ Встановити панелі.

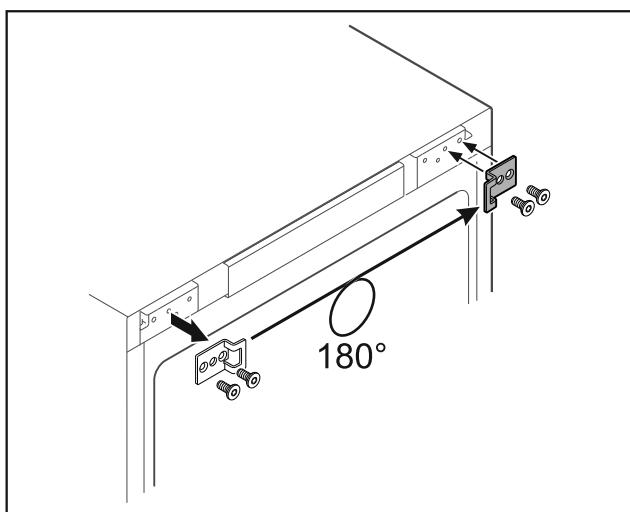


Fig. 34

- ▶ Переставте шарнірний кутик на протилежну сторону.

Вказівка

Отвори попередньо марковані і мають пробиватися самонарізними гвинтами.

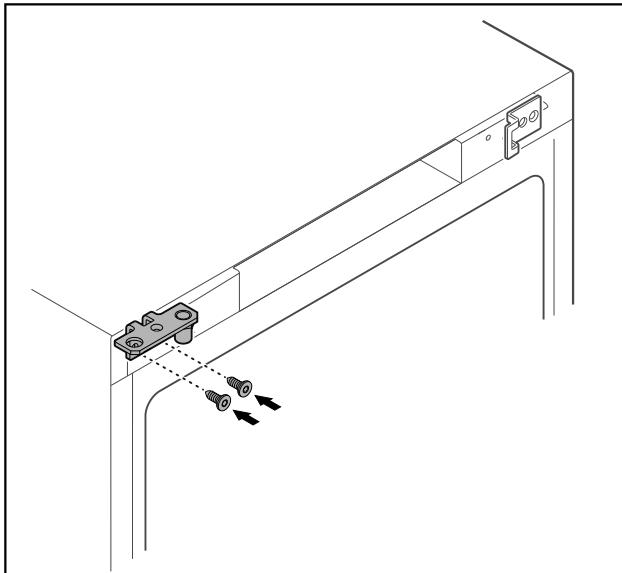


Fig. 35

- ▶ Переставте шарнірний кутик на протилежну сторону.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування та матеріальні збитки через перекидання дверцят!

- ▶ Затягнути болт підшипника з вказаним обертальним моментом.

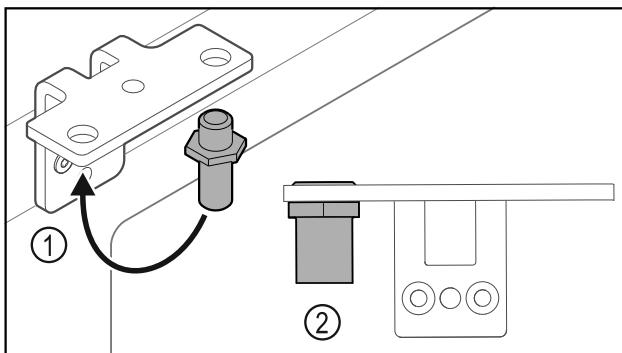


Fig. 36

- ▶ Перемістити палець Fig. 36 (1) у шарнірному кутику.
- ▶ Затягнути палець Fig. 36 (2) з **обертальним моментом 12 Нм.**
- ▶ Знову відкрутити шарнірний кутик.

УВАГА

Небезпека травмування через напружену пружину!

- ▶ Не розбирати систему закриття дверей Fig. 37 (1).

Початок експлуатації

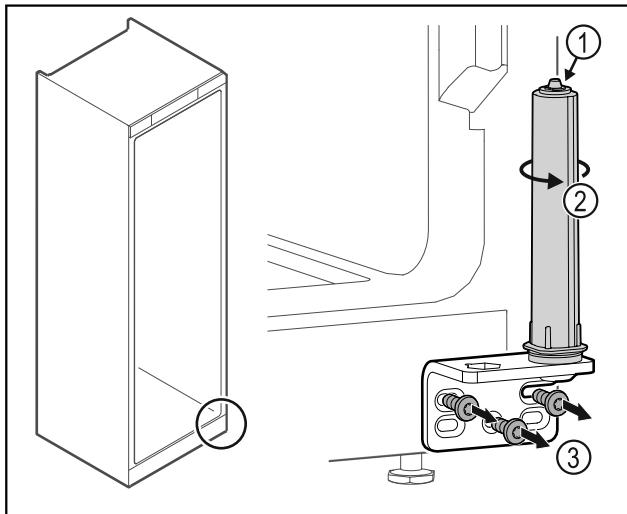


Fig. 37

- Повернути систему закриття Fig. 37 (2) до клацання.
- Попередній натяг від системи закриття ослаблений.
- Відкрутити шарнірний кутик Fig. 37 (3).

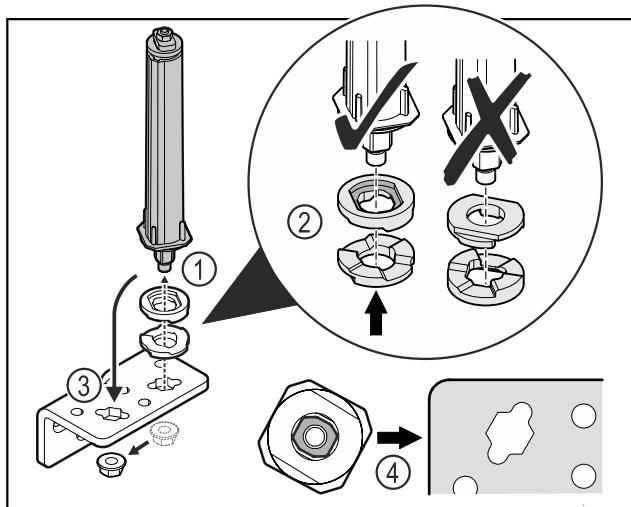


Fig. 39

- Відкрутити гайку і зняти систему запирання дверей Fig. 39 (1).
- Слідкувати за правильним розташуванням шайб для регулювання висоти Fig. 39 (2).
- Переставити систему запирання дверей у шарнірному кутику і зафіксувати гайкою Fig. 39 (3).
- Під час встановлення слідкувати за правильною орієнтацією системи запирання дверей Fig. 39 (4).

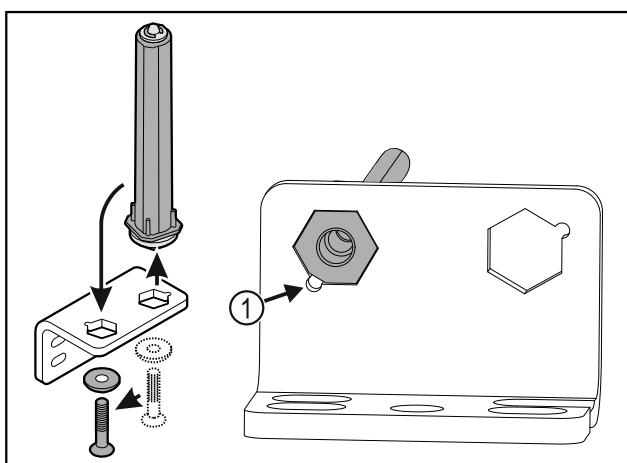


Fig. 38

- Перемістити систему закриття дверей у шарнірному кутику.
- Звертати увагу на те, щоб при вставці нахил пальця Fig. 38 (1) показував на круглий отвір.
- або-

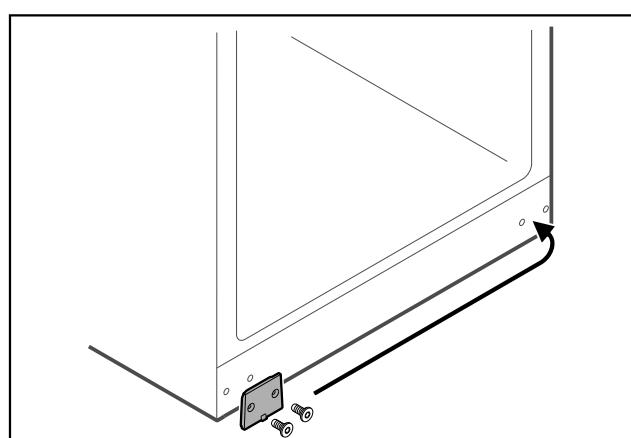


Fig. 40

- Переставте захисну пластину на протилежну сторону.

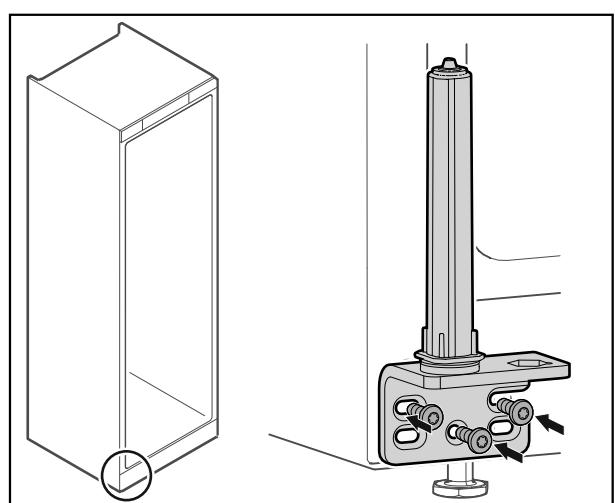


Fig. 41

- Накрутити шарнірний кутик на протилежну сторону.

Вказівка

Правильне вирівнювання: і попередній натяг важливі для роботи системи закриття.

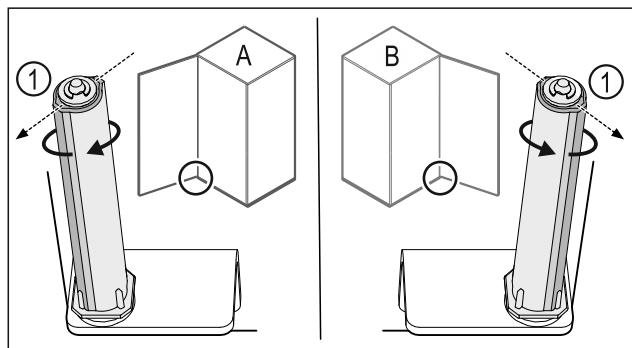


Fig. 42 Розкриття ліворуч (A) / Розкриття праворуч (B)

- Систему закриття повернути проти опору доки перемичка системи закриття Fig. 42 (1) не показуватиме назовні.
- Система закриття самостійно лишається у цьому положенні.
- Система закриття вирівняна і попередньо напружена.

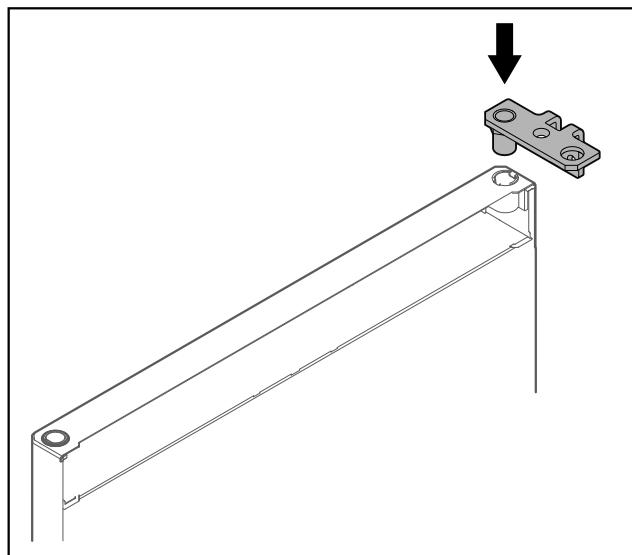


Fig. 43

- Вставити шарнірний кутик у двері.

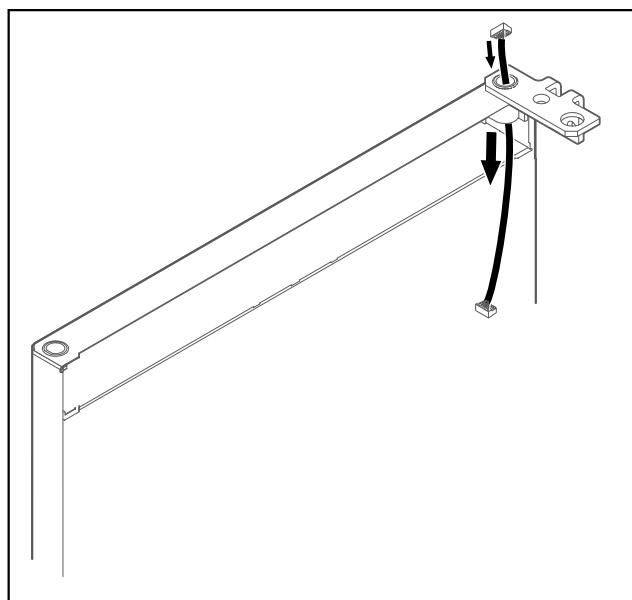


Fig. 44

- Обережно провести кабель.

УВАГА

Небезпека травмування через перекидання дверцят!

- Притримуйте дверцята.

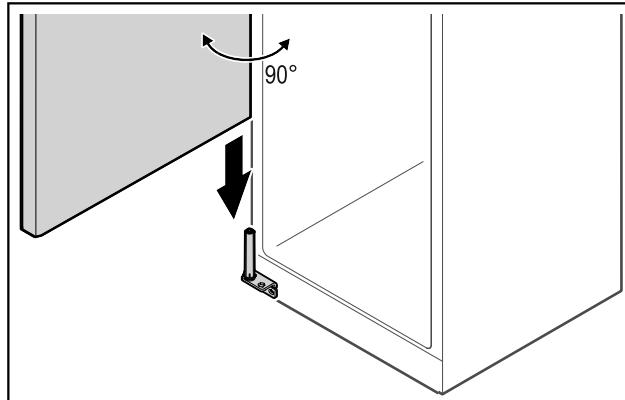


Fig. 45

- Підняти двері з підлоги з допомогою другої особи.
- Двері у відкритому на 90° стані обережно одягти на систему закриття.

УВАГА

Матеріальні збитки через неправильний монтаж!

- Не затискати кабель під час монтажу шарнірного кутика.

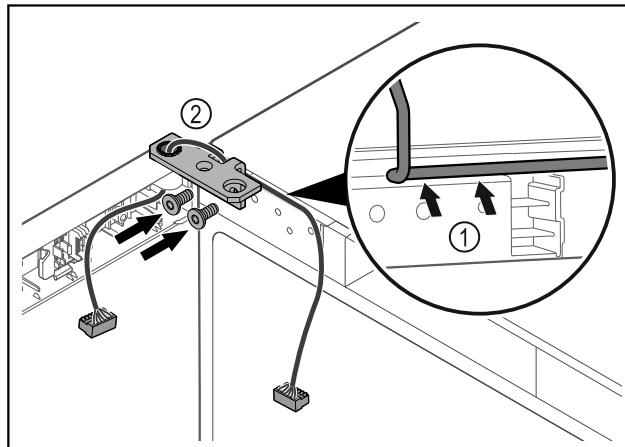


Fig. 46

- Кабель провести через віймку шарнірного кутика і обережно прокласти Fig. 46 (1).
- Накрутити шарнірний кутик Fig. 46 (2).

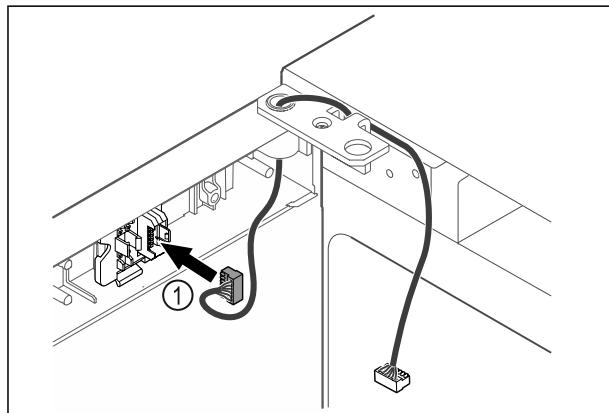


Fig. 47

- Вставити штекер Fig. 47 (1) в кріплення штекера.

Початок експлуатації

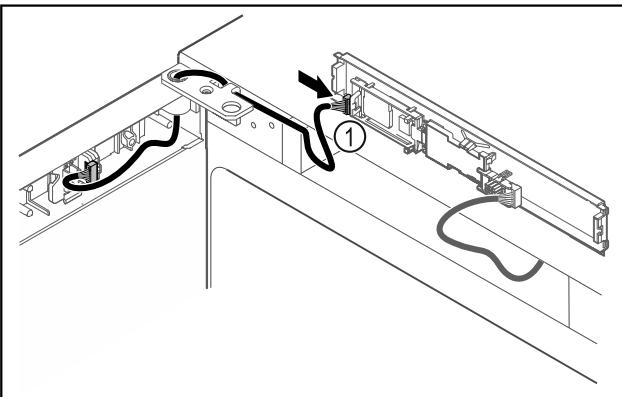


Fig. 48
► Встановити штекер Fig. 48 (1) на плиті.

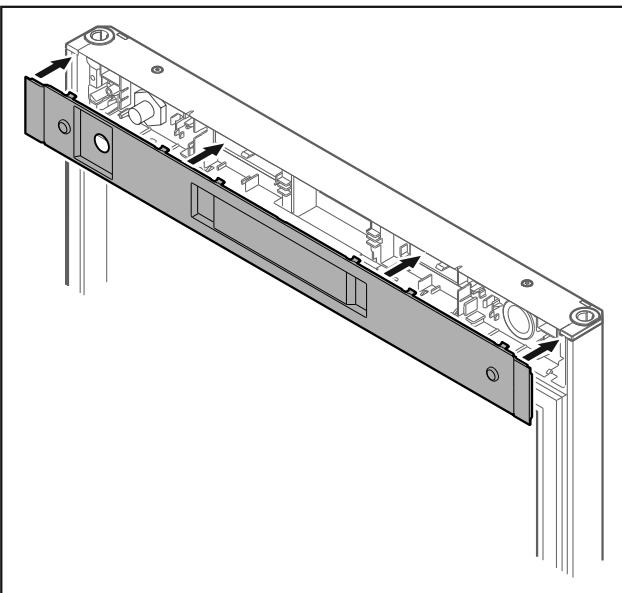


Fig. 49
► Встановіть кришку.

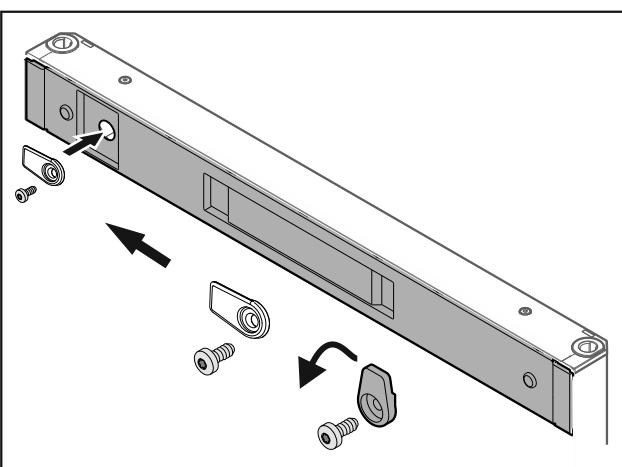


Fig. 50
► Накрутити запірний гачок.

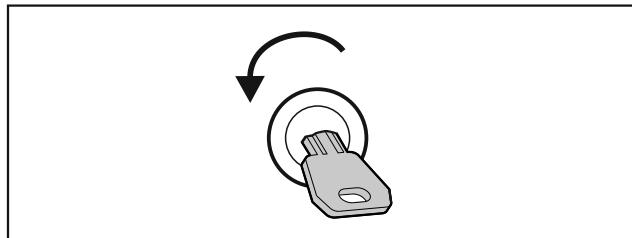


Fig. 51
► Закрити дверцята.

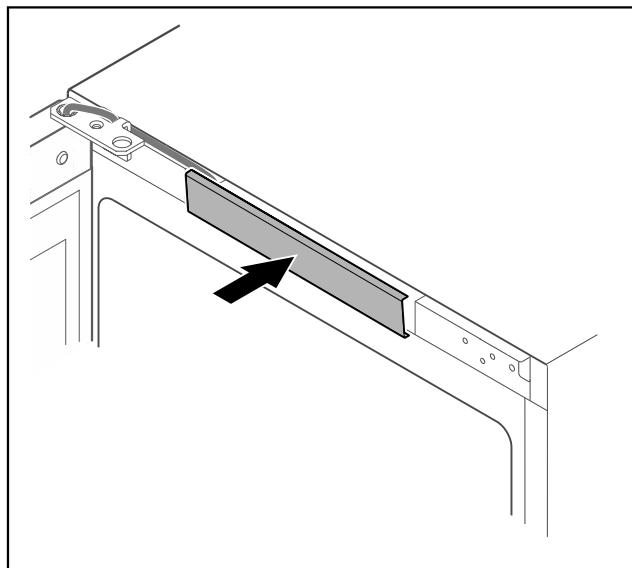


Fig. 52
► Зафіксуйте середню кришку.

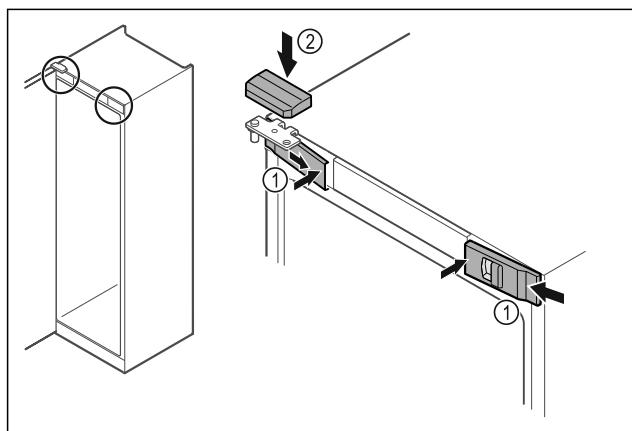


Fig. 53
► Передні кришки Fig. 53 (1) зачепити збоку та зафіксувати всередині.
► Зафіксуйте верхню кришку Fig. 53 (2) зверху.
► Закройте дверцята.
► Розкриття дверей змінено.

4.14 Вирівнювання дверцят

Якщо двері не прямі, можна юстувати двері на нижньому шарнірному кутику.

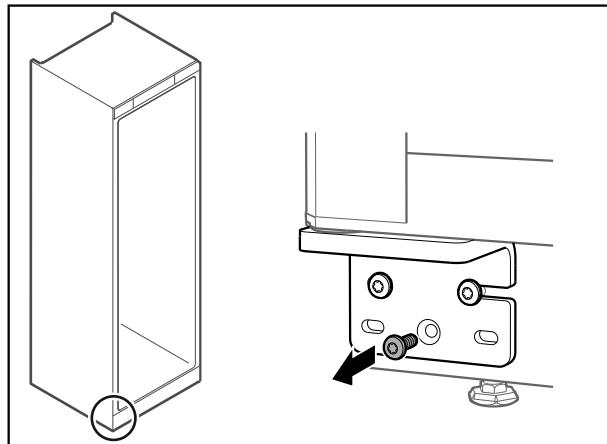


Fig. 54

- ▶ Видалити середній гвинт на нижньому шарнірному кутику.

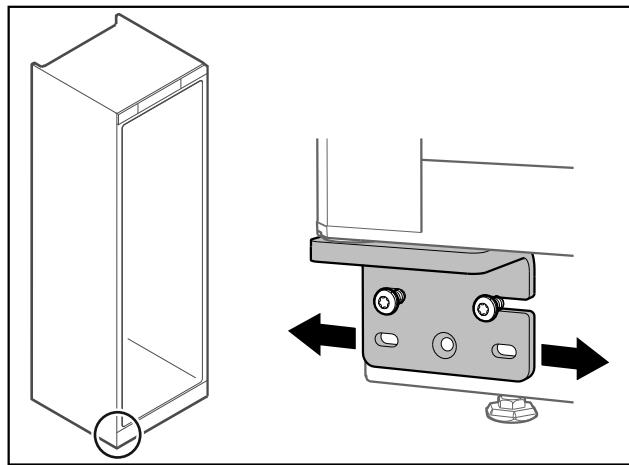


Fig. 55

- ▶ Трохи ослабити обидва гвинти і посунути двері з шарнірним кутиком ліворуч або праворуч.
- ▶ Затягнути гвинти до упору (середній гвинт більше не потрібен).
- ▷ Дверцята вирівняні прямо.

4.15 Підключення пристроя




ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пожежі через неналежне підключення!
Загоряння.

Ушкодження на пристрой.

- ▶ Не використовувати подовжуvalний кабель.
- ▶ Не використовувати розподільний щит.

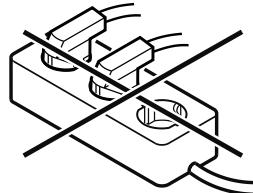

УВАГА

Небезпека пошкодження через неналежне підключення!
Ушкодження на пристрой.

- ▶ Не підключати пристрій до автономних інверторів, наприклад генераторів сонячної енергії та бензинових генераторів.

Вказівка

Використовуйте виключно кабель підключення до мережі, що входить у комплект постачання.

Переконайтесь, що виконані такі умови:

- Експлуатація пристрою дозволена лише зі **змінним струмом**.
- Припустимі напруга та частота надруковані на заводській табличці. Положення заводської таблички вказано в розділі Огляд пристроя. (див. 1.2 Загальний огляд пристроя й оснащення)
- Розетка заземлена належним чином і оснащена електричним запобіжником.
- Струм відмикання запобіжника складає від 10 А до 16 А.
- Розетка знаходитьться в доступному місці.
- Перевірте підключення до мережі.
- Встановіть штекер приладу на задній стороні приладу. Слідкуйте за правильною фіксацією.
- З'єднайте штекер із джерелом живлення.
- Індикатор змінюється на символ режиму очікування.

4.16 Увімкнення пристрою (перше введення в експлуатацію)

Переконайтесь, що виконано такі умови:

- Пристрій встановлено і підключено.
- Всі клейкі смуги, клейка та захисна плівка на та в пристрой видалені.

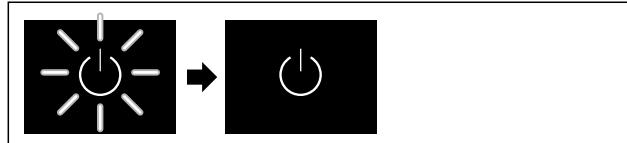


Fig. 56 Приблизне відображення

- Символ режиму очікування блимає: зачекайте, доки завершиться процес запуску.
- На дисплеї відображається символ режиму очікування. Якщо пристрій постачається із заводськими налаштуваннями, при введенні в експлуатацію треба спочатку налаштувати мову екрану і дату/час.

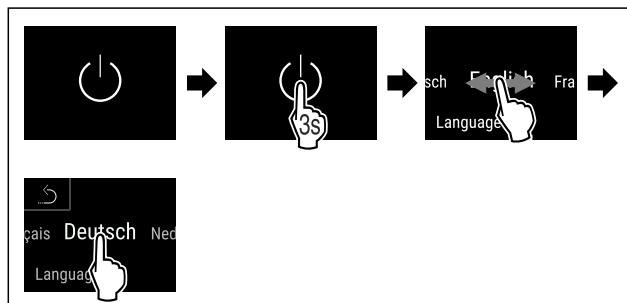


Fig. 57

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ Мова налаштована.

Зберігання

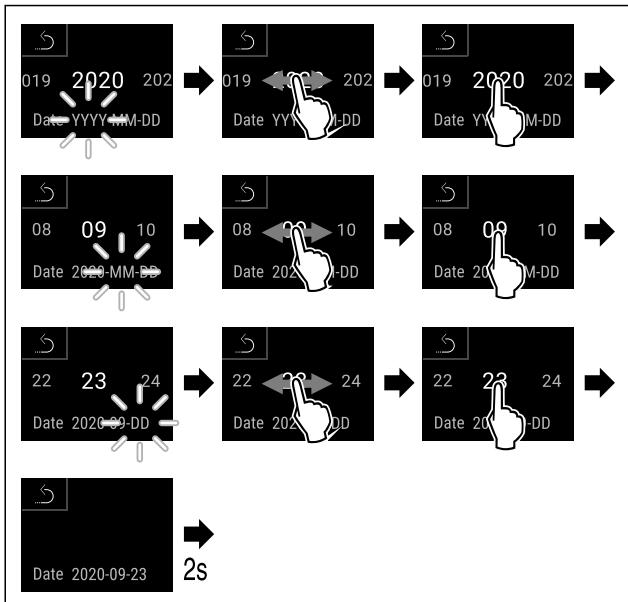


Fig. 58

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Дата налаштована.

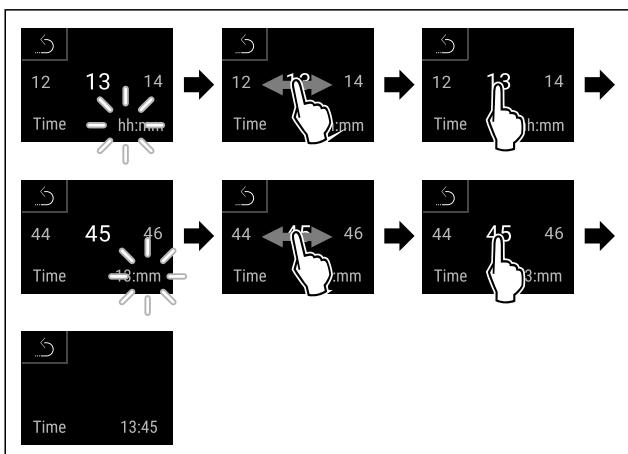


Fig. 59

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Час налаштовано.

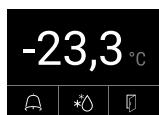


Fig. 60 Індикатор стану

- Пристрій готовий до роботи, як тільки на дисплеї з'явиться температура.
- Індикатор температури блимає, доки не буде досягнуто налаштованої температури.

5 Зберігання

5.1 Поради стосовно збереження

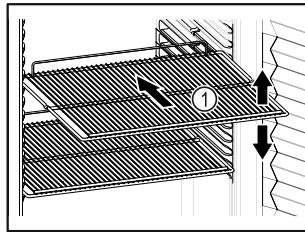


Fig. 61 Приблизне відображення

При зберіганні враховувати:

- Якщо решітки для зберігання Fig. 61 (1) знімні, відрегулювати по висоті.
- Враховувати максимальне завантаження.
- Пристрій завантажувати лише коли досягнута температура зберігання (дотримання холодильного ланцюжка).
- Охолоджувані продукти не повинні торкатися задньої стінки.
- Не зберігати охолоджувані продукти за межами заднього упору решітчастих полиць.
- Рідини зберігати у закритих резервуарах.
- Охолоджувані продукти класти з відстанню між ними, щоб повітря могло циркулювати.
- Охоложенні продукти не повинні розміщуватися вище за мітку.

Це важливо для оптимальної циркуляції повітря та підтримання рівномірної температури у всій внутрішній камері.*

6 Керування

6.1 Елементи керування та індикації

Дисплей робить можливим швидкий огляд поточного стану пристрою, налаштування температури, стану функцій і налаштувань, а також аварійних та повідомлень про помилку.

Керування здійснюється безпосередньо на дисплеї Touch & Swipe шляхом проведення пальцем і натискання.

Можна активувати та деактивувати функції та змінити значення налаштування.

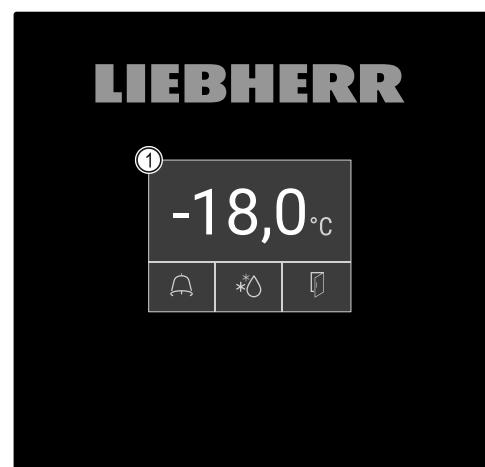


Fig. 62 Дисплей Touch & Swipe
(1) Індикатор стану

6.1.1 Індикатор стану



Fig. 63 Індикатор стану

- (1) Фактична темпера-
тура (2) Аварійний стан
(3) Стан процесу розморо-
жування (4) Стан відчинення дверей

Індикатор стану – це вихідний індикатор.

У центрі відображається температура, а в нижній зоні – три символи. На індикаторі стану можуть відображатися інші різні символи індикації.

З індикатора стану відбувається навігація до функцій і налаштувань.

6.1.2 Символи індикації

Символи індикації повідомляють про поточний стан пристроя.

Символ	Стан пристроя
	Символ режиму очіку- вання Пристрій вимкнений.
	Символ режиму очіку- вання (блімає) Пристрій розганяється.
	Температура (блімає) Цільова температура ще не досягнута. Пристрій охолоджується до встановленої температури.
	D на індикації Пристрій у демонстра- ційному режимі.
	Індикація техні- чного обслуговування (жовтий) Налаштований часовий інтервал закінчився.
	Повний накопичувач даних (жовтий) Накопичувач даних (999 годин) повний. Найстаріші дані перепи- суються від тепер.
	Повний накопичувач сигналів тривоги (жовтий) Накопичувач сигналів тривоги повний. Видалити окремі сигнали тривоги або накопичувач цілком.
	Символ помилки (червоний) Пристрій у аварійному стані.

Символ	Стан пристроя
	Фон (блакитний) Активне налаштування або активна функція
	Стовпчик (зростання) Натисніть та утримуйте 3 секунди для активації налаштування.
	Стовпчик (спадання) Натисніть та утримуйте 3 секунди для деактивації налаштування.

Символи індикатора стану

Додаткові символи в нижній частині індикатора стану уможливлюють швидкий доступ до інформації про аварійні сигнали й подробиць про стан пристроя.

Символ	Стан пристроя
	Символ сигналу тривоги (сірий) Архів сигналу тривоги порожній. Короткий дотик відкриває архів сигналу тривоги.
	Символ сигналу тривоги (білий) Підтвердженні сигнали тривоги у архіві сигналу тривоги. Короткий дотик відкриває архів сигналу тривоги.
	Символ сигналу тривоги (червоний) Ще не підтвердженні сигнали тривоги у архіві сигналу тривоги. Короткий дотик відкриває архів сигналу тривоги.
	Символ сигналу тривоги (червоний, блімає) Активний сигнал тривоги у архіві. Короткий дотик відкриває архів сигналу тривоги.
	Символ розморожування (сірий) Нема активного розморожування.
	Символ розморожування (білий, блімає) Ручне розморожування активне. Короткий дотик відкриває ручне розморожування. (див. 6.2.20 Розморожування)
	Символ розморожування (білий) Активоване автоматичне розморожування. Не можна перервати функцію.
	Символ дверей (сірий) Дверцята закриті.
	Символ дверей (білий) Дверцята відкриті.

Символ	Стан пристрою
	Символ дверей (червоний, блимає) Двері відкриті довгий час, квітоване відповідне попереджувальне повідомлення. Символ блимає, поки дверцята зачиняються.

Додаткові символи індикатора стану

6.1.3 Акустичні сигнали

Сигнал звучить у наступних випадках:

- При підтвердженні функції або значення.
- При функцію або значення не можна активувати або деактивувати.
- Як тільки виникає помилка.
- У випадку аварійних повідомлень.

Звуки сигналів тривоги можна вимкнати і вимикати в клієнтському меню.

6.2 Функції пристрою

6.2.1 Вказівки щодо функцій пристрою

Функції пристрою налаштовано на заводі таким чином, щоб ваш пристрій був повністю функціональним.

Перед зміною, активацією або деактивацією функцій пристрою переконайтесь, що дотримано наведених нижче вимог:

- Ви прочитали і зрозуміли опис роботи дисплея. (див. 3 Функції Touch & Swipe-дисплея)
- Ви ознайомилися з елементами керування та індикації вашого пристрою. (див. 6.1 Елементи керування та індикації)



6.2.2 Вмикання/вимикання пристрою

Ця функція робить можливим вмикання та вимикання всього пристрою.

Увімкнення пристрою

Без активованого демонстраційного режиму:

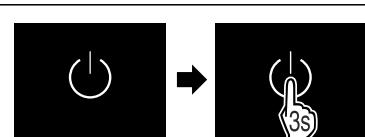


Fig. 64

- Виконати кроки згідно з малюнком.

З активованим демонстраційним режимом:

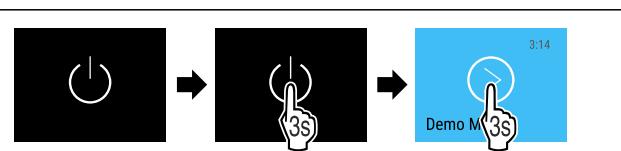


Fig. 65

- Виконати кроки згідно з малюнком.

Вказівка

Деактивуйте демонстраційний режим до закінчення зворотного відліку.

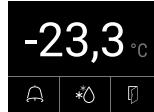


Fig. 66 Індикатор стану

► Індикація температури з'являється на дисплей.

Вимикання пристрою



Fig. 67

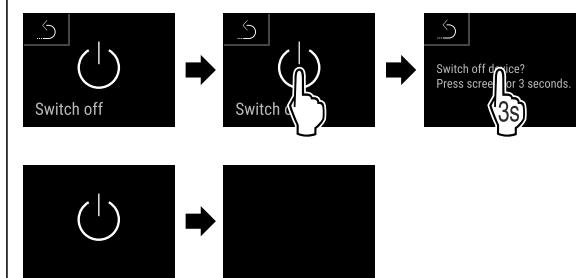


Fig. 68

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- На дисплеї відображається символ режиму очікування.
- Дисплей автоматично вимикається приблизно після 10 хвилин.



6.2.3 Температура

Температура залежить від таких факторів:

- частота відкривання дверцят
- тривалість відкривання дверцят
- кімнатна температура місця встановлення
- тип, температура та кількість заморожуваних продуктів

Вказівка

В більшості зон внутрішньої камери температура повітря може відрізнятись від індикатора температури.

З правильною температурою заморожувані продукти довше лишаються свіжими. Таким чином можна уникнути зайвоого викидання.

Налаштування температури

Описати наступні етапи операції, яка збільшує температуру з наприклад $-33,3^{\circ}\text{C}$ до $-31,8^{\circ}\text{C}$.

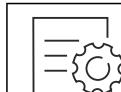


Fig. 69

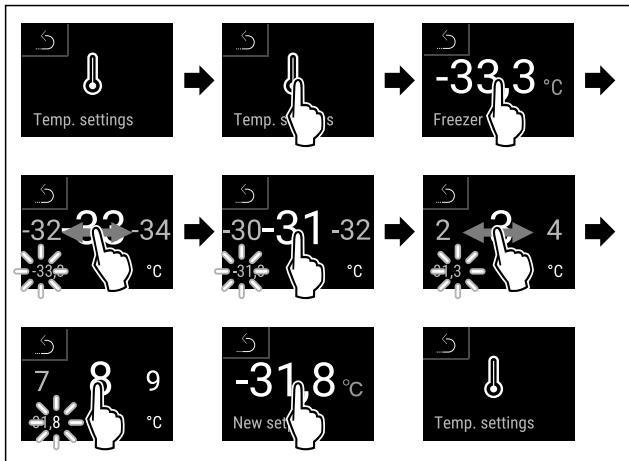


Fig. 70

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ Температура налаштована.

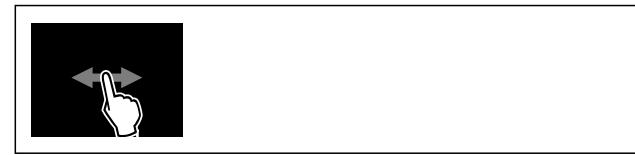


Fig. 73


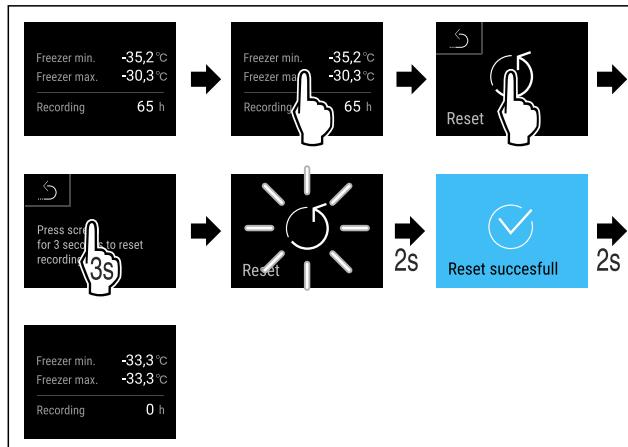


Fig. 74

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ Запис температури скинутий.

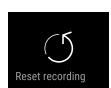

6.2.4 Запис температури

Пристрій з цією функцією показує мінімальну і максимальну температуру внутрішнього приміщення. Такий запис запускається автоматично після увімкнення пристрою з інтервалом в одну хвилину. Після закінчення 999 годин (приблизно 40 днів) вказівка показує на повний накопичувач даних. Запис температури тоді слід скинути.

Вказівка

Незалежно від цієї функції записуються також весь перебіг температури, аварійні та сервісні повідомлення. Ці дані можна експортувати і зберегти на USB-накопичувачі. (див. 6.2.21 Завантаження даних / Datalogging)

Якщо на пристрої є додатковий датчик продуктів, існує можливість вибрати його для індикації мінімальної і максимальної температури. (див. 6.2.22 Калібрування датчика)

Вказівка

Слід одноразово скинути запис температури при введенні в експлуатацію пристрою **після досягнення налаштованої температури**. (див. Скинути запис температури) Завдяки цьому значення стає інформативним.

Показати запис температури

Запис температури показує тривалість прийому і максимальну і мінімальну температури, виміряні за цей час.



Fig. 71



Fig. 72

- ▷ Показується екран статусу з записами температури.

Скинути запис температури

Показані максимальну і мінімальну температури можна скинути будь-коли. При цьому показані значення видаляються і заново запускається інтервал запису.



6.2.5 Освітлення

Пристрій оснащено внутрішнім освітленням.

Якщо відкрити двері пристрою, то ввімкнеться внутрішнє освітлення. Цю функцію можна деактивувати. (див. Вимкнення освітлення під час відкриття дверей)

Вимкнення освітлення під час відкриття дверей

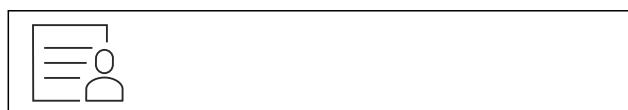


Fig. 75

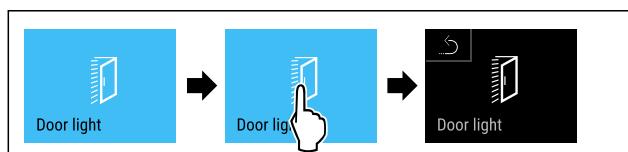


Fig. 76

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ Освітлення при відкритті дверей вимкнено.

Ввімкнення освітлення під час відкриття дверей



Fig. 77

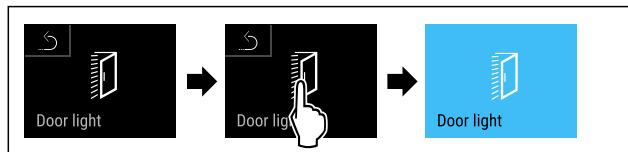


Fig. 78

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ Освітлення при відкритті дверей увімкнuto.

Керування

6.2.6 Забезпечення доступу меню налаштування



Ця функція уможливлює доступ до меню налаштування через чотиризначний PIN код.

Використання:

- Уникнути випадкової зміни налаштувань і функцій.
- Уникнути випадкового вимкнення пристроя.
- Уникнути випадкового налаштування температури.

Активувати забезпечення доступу до меню налаштування

Вказівка

- У наступному прикладі налаштований на заводі PIN код: **1 1 1 1** використовується.



Fig. 79

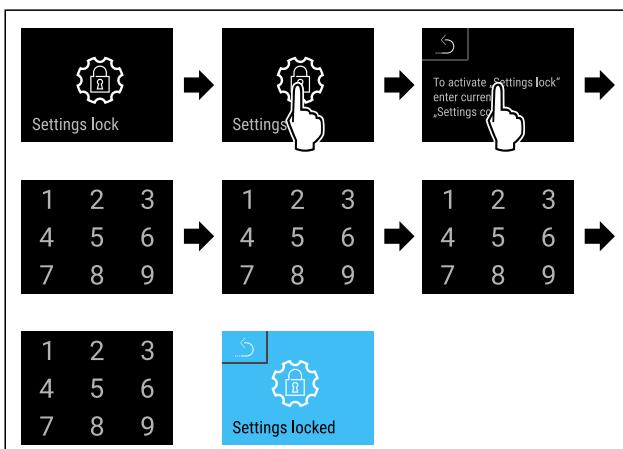


Fig. 80

- Виконати кроки згідно з малюнком.
► Активовано забезпечення доступу до меню налаштування.

Змінити PIN-код забезпечення доступу меню налаштування

(див. 6.2.7 Код доступу)

Деактивувати забезпечення доступу до меню налаштування

Вказівка

- У наступному прикладі налаштований на заводі PIN код: **1 1 1 1** використовується.



Fig. 81

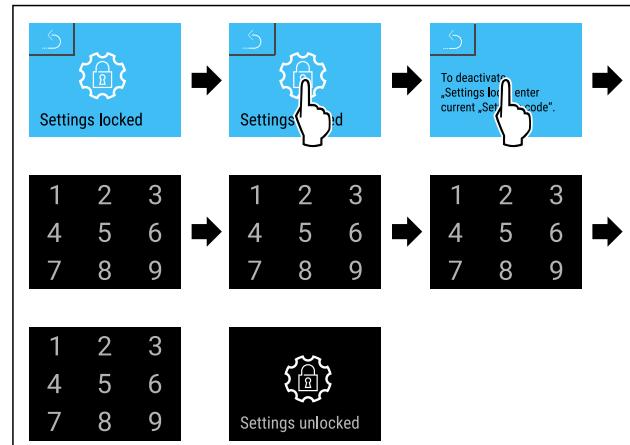


Fig. 82

- Виконати кроки згідно з малюнком.
► Деактивовано забезпечення доступу до меню налаштування.

Відкрити захищене меню налаштування

При активному забезпеченні доступу меню налаштування введення PIN-коду необхідно щоб відкрити меню налаштування.

Після введення правильного PIN-коду меню налаштування лишається розблокованим на 20 хвилин.

Вказівка

- У наступному прикладі використовується PIN-код, налаштований на заводі: **1 1 1 1**.

Забезпечення доступу меню налаштування має бути активним.

- Переміщувати праворуч або ліворуч до появи відповідної функції.

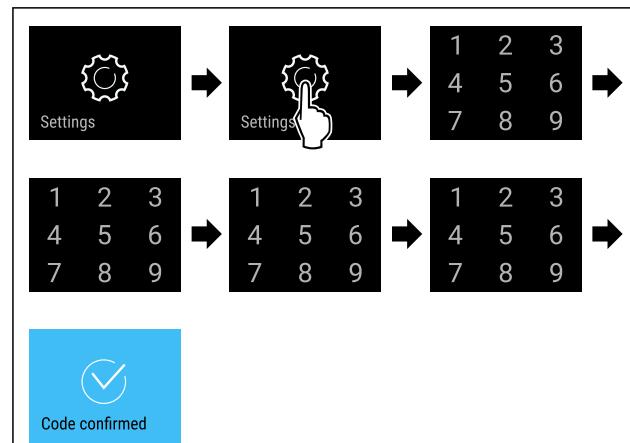


Fig. 83

- Виконати кроки згідно з малюнком.
► PIN-код правильний: відкривається меню налаштування.

6.2.7 Код доступу

Можливі різні налаштування.

Використання:

- Зміна коду налаштування.
- Скидання коду налаштування.



Забезпечення доступу меню налаштування

Зміна коду налаштування

Це налаштування робить можливим зміну коду налаштування для забезпечення доступу меню налаштування.

Налаштування відбувається по 3 ступеням:

- Введення старого коду налаштування
- Введення нового коду налаштування
- Підтвердження нового коду налаштування

Вказівка

► У наступному прикладі змінюється попередньо налаштований на заводі код налаштування **1 1 1 1**.

► Новий код для налаштування: **2 3 4 5**



Fig. 84

Забезпечення доступу меню налаштування має бути активним. (див. 6.2.6 Забезпечення доступу меню налаштування)

► Переміщувати праворуч або ліворуч до появи відповідної функції.

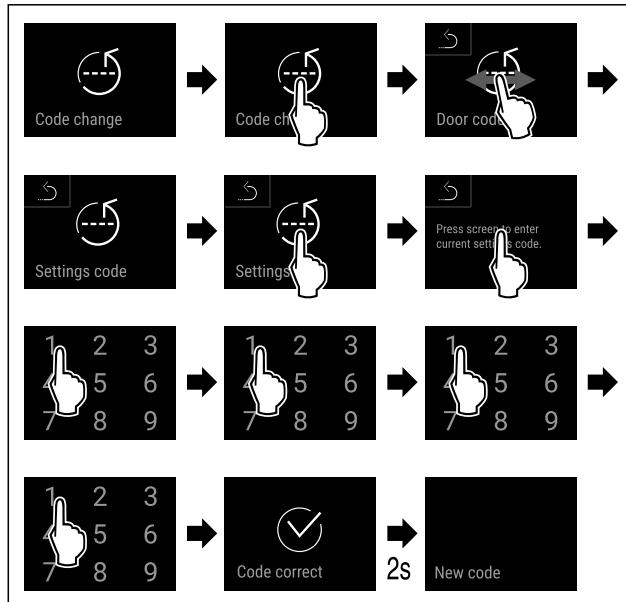


Fig. 85

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Введення старого коду налаштування успішне.

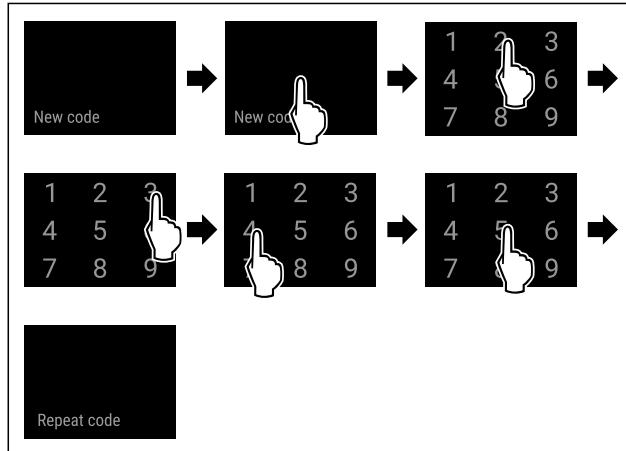


Fig. 86

► Виконати кроки згідно з малюнком.

► Введення нового коду налаштування успішне.

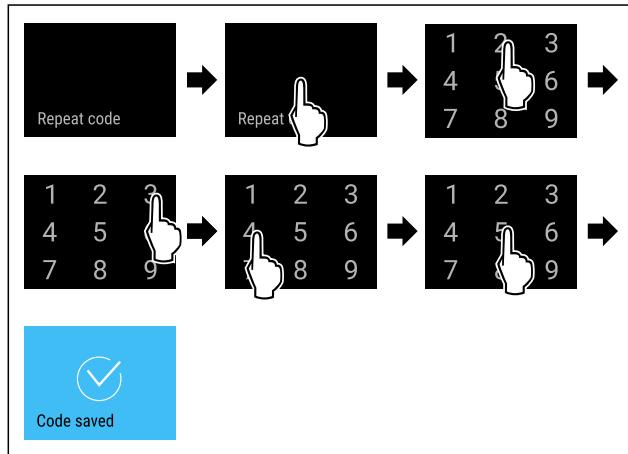


Fig. 87

► Виконати кроки згідно з малюнком.

► Підтвердження нового коду налаштування успішне.

► Зміна коду налаштування.

Скидання коду налаштування

Код налаштування для забезпечення доступу меню налаштування забутий або не відомий.

- Пристрій на заводські налаштування (див. 6.2.29 Скидання до заводських налаштувань) скинути.
- Пристрій скинуто на попередні налаштування.
- Заводський код для налаштування: **1 1 1 1**

6.2.8 Нагадування про інтервал технічного обслуговування



обслуговування

Налаштування проміжку часу, коли має бути нагадування про технічне обслуговування.

Можна налаштувати наступні значення:

- 7 діб
- 14 діб
- 30 діб
- 60 діб
- 90 діб
- 180 діб
- 360 діб
- 720 діб
- 1080 діб
- Вимк

Нагадування налаштувати інтервал технічного обслуговування

Наступні етапи операції описують, як налаштувати проміжок часу до технічного обслуговування.



Fig. 88

Керування

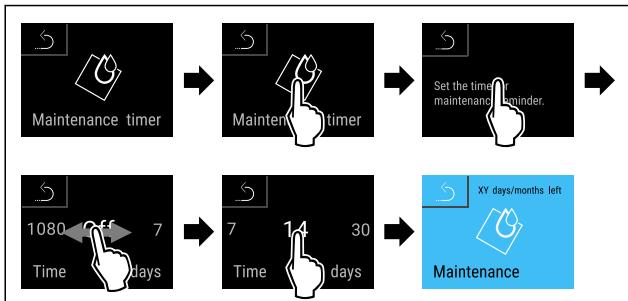


Fig. 89

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Налаштування проміжку часу, коли має бути нагадування про технічне обслуговування.
- Відображується час, що лишився.

6.2.9 Мова

В цьому налаштуванні налаштовується мова індикації.

Налаштування мови



Fig. 90

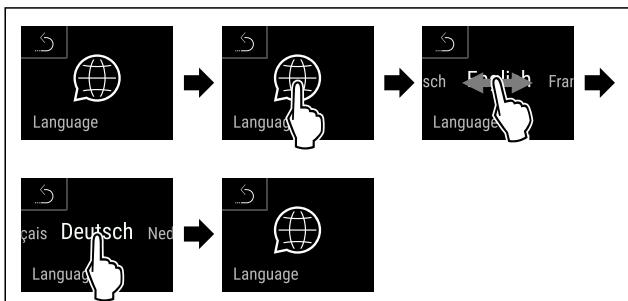


Fig. 91

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Вибрана мова налаштована.

6.2.10 Дата і час

Це налаштування робить можливим регулювання дати і часу.

Дату і час виставити

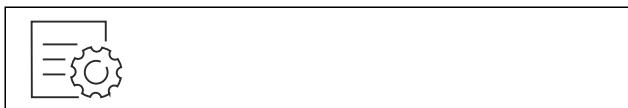


Fig. 92



Fig. 93

- Виконати кроки згідно з малюнком.

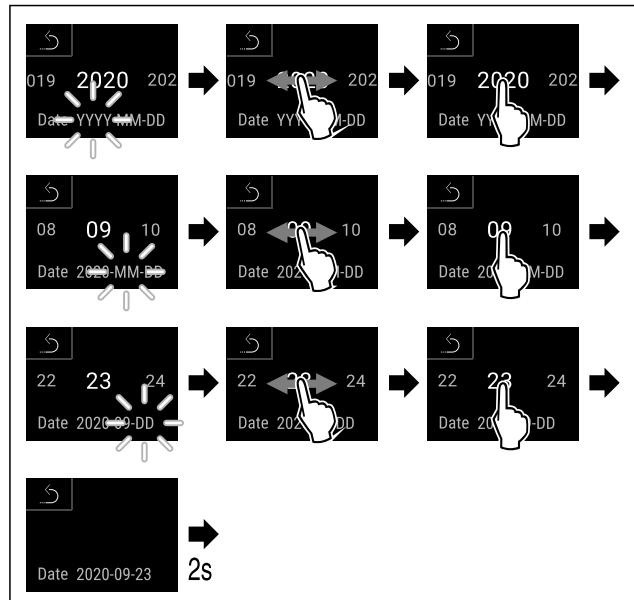


Fig. 94

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Дата налаштована.

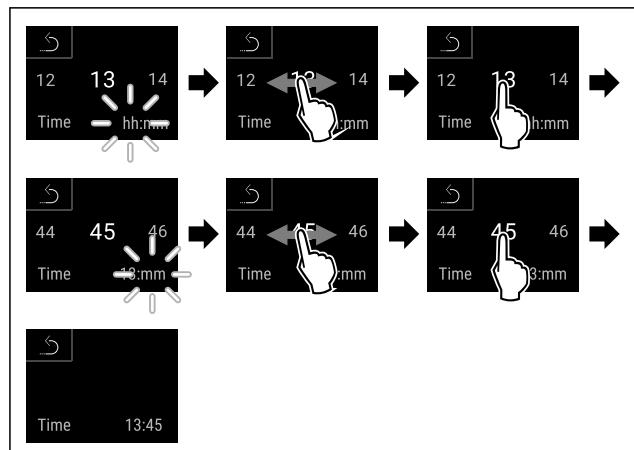


Fig. 95

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Час налаштовано.

6.2.11 Одиниця вимірювання темпера-

тури

Ця функція використовується для налаштування одиниць вимірювання температури. Ви можете встановити градуси Цельсія або градуси Фаренгейта як одиницю вимірювання температури.

Налаштування одиниці вимірювання температури



Fig. 96

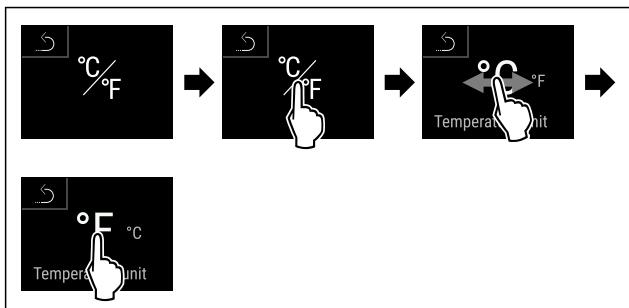


Fig. 97 Ілюстративне зображення: перемикання з градусів Цельсія на градуси Фаренгейта.

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ Одиниці вимірювання температури налаштовано.



6.2.12 Яскравість дисплея

Ця функція використовується для поетапного регулювання яскравості дисплея.

Ви можете налаштувати такі рівні яскравості:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (попереднє налаштування)

Налаштування яскравості



Fig. 98

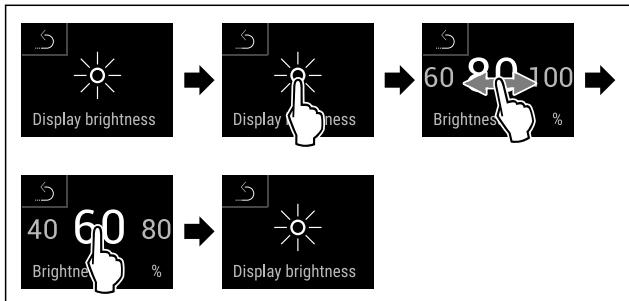


Fig. 99 Ілюстративне зображення: перемикання з 80 % на 60 %.

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ Яскравість налаштовано.



6.2.13 Alarm Sound

Ця функція робить можливим вмикання та вимикання всіх звуків сигналів тривоги як наприклад попередження про незачинені дверцята.

Активувати Alarm Sound



Fig. 100



Fig. 101

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ Alarm Sound активований.

Деактивувати Alarm Sound



Fig. 102



Fig. 103

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ Alarm Sound деактивовано.



6.2.14 Key Sound

Ця функція робить можливим вмикання та вимикання всіх звуків клавіш, звуків підтвердження і звуку запуску.

Активувати Key Sound



Fig. 104



Fig. 105

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ Key Sound активований.

Деактивувати Key Sound



Fig. 106



Fig. 107

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ Key Sound деактивовано.

Керування



6.2.15 WLAN-з'єднання

Вказівка

Панель Liebherr SmartMonitoring Dashboard недоступна в деяких країнах. Перевірте наявність за допомогою QR-коду, ввівши свою модель.

Вказівка

Використання Liebherr SmartMonitoring Dashboard за адресою <https://smartmonitoring.liebherr.com> передбачає встановлення SmartModule і робочий рахунок MyLiebherr. Під час онлайн введення в експлуатацію можна прямо уйти з наявними даними або зареєструватись і створити рахунок фірми.

Це налаштування створює з'єднання між пристроєм та інтернетом. З'єднання керується через SmartModule. Пристрій можна впровадити через систему на основі браузеру [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) і використовувати розширені опції та індивідуальні можливості для керування, адміністрування і контролю.

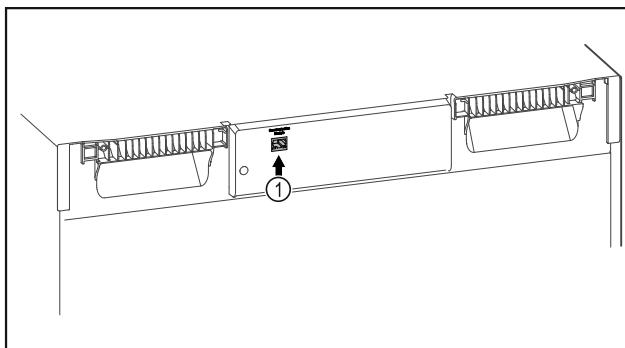


Fig. 108

Переконайтесь, що виконані такі умови:

- SmartModule Fig. 108 (1) встановлено.

Створити з'єднання

Введення в експлуатацію і налагодження Вашого SmartModule виконуйте онлайн через [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) на Вашому придатному для інтернету кінцевому пристрой.

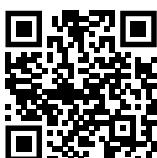


Fig. 109

- Відкрити [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#). (див. Fig. 109)

На холодильнику або морозильнику:

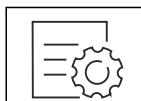


Fig. 110

Вказівка

Активовано забезпечення доступу до меню налаштування. (див. 6.2.6 Забезпечення доступу меню налаштування)

- Введення вибраного PIN коду. Меню налаштування відкривається.

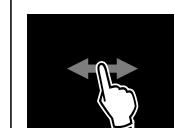


Fig. 111

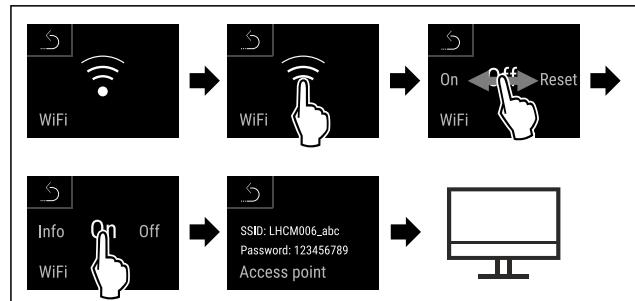


Fig. 112

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Продовжити процес наладки на Вашому придатному для інтернету кінцевому пристрой: [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#)

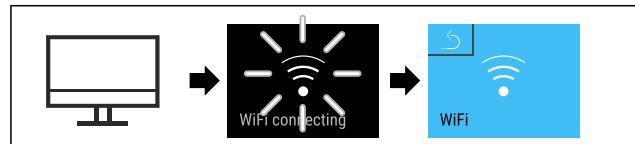


Fig. 113

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- З'єднання створюється: WiFi connecting з'являється. Символ пульсую.
- Виконувати вказівки [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).
- З'єднання створене.

Роз'єднати з'єднання



Fig. 114

Вказівка

Активовано забезпечення доступу до меню налаштування. (див. 6.2.6 Забезпечення доступу меню налаштування)

- Введення вибраного PIN коду. Меню налаштування відкривається.



Fig. 115

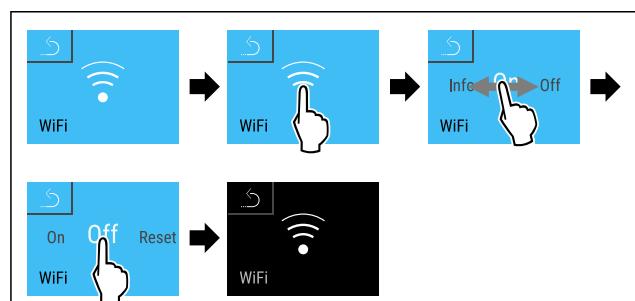


Fig. 116

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ З'єднання роз'єднано.

Скинути з'єднання

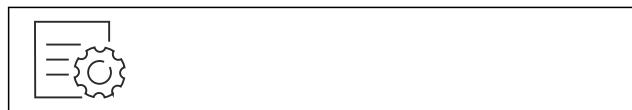


Fig. 117

Вказівка

Активовано забезпечення доступу до меню налаштування. (див. 6.2.6 Забезпечення доступу меню налаштування)

- Введення вибраного PIN коду. Меню налаштування відкривається.



Fig. 118

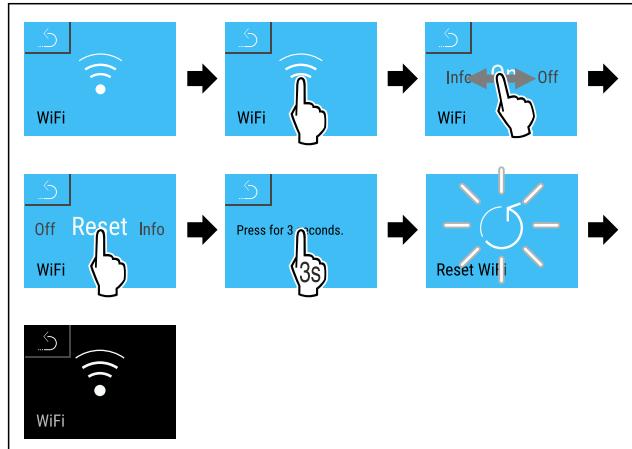


Fig. 119

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ WiFi налаштування скидаються на стан, який був при постачанні.



6.2.16 LAN-з'єднання

Вказівка

Панель Liebherr SmartMonitoring Dashboard недоступна в деяких країнах. Перевірте наявність за допомогою QR-коду, ввівши свою модель.

Вказівка

Використання Liebherr SmartMonitoring Dashboard за адресою <https://smartmonitoring.liebherr.com> передбачає встановлення SmartModule і робочий рахунок MyLiebherr. Під час онлайн введення в експлуатацію можна прямо увійти з наявними даними або зареєструватись і створити рахунок фірми.

Це налаштування створює кабельне з'єднання між пристроям та інтернетом. З'єднання керується через SmartModule. Пристрій можна впровадити через систему на основі браузеру Liebherr SmartMonitoring Dashboard і використовувати розширені опції та індивідуальні можливості для керування, адміністрування і контролю.

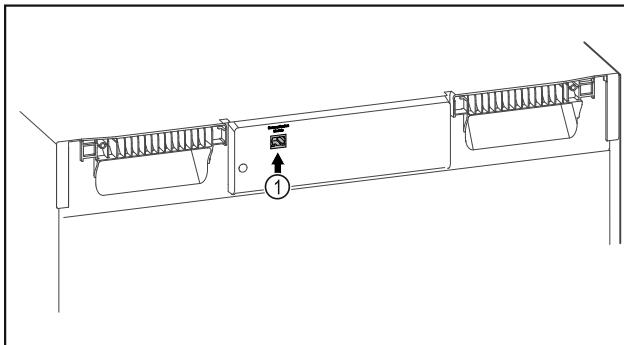


Fig. 120

Переконайтесь, що виконані такі умови:

- SmartModule Fig. 120 (1) встановлено.
- Мережевий кабель підключено.

Створити з'єднання

Введення в експлуатацію і налагодження Вашого SmartModule виконуйте онлайн через [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) на Вашому придатному для інтернету кінцевому пристрой.



Fig. 121

- Відкрити Liebherr SmartMonitoring Dashboard. (див. Fig. 121)

На холодильнику або морозильнику:



Fig. 122

Вказівка

Активовано забезпечення доступу до меню налаштування. (див. 6.2.6 Забезпечення доступу меню налаштування)

- Введення вибраного PIN коду. Меню налаштування відкривається.

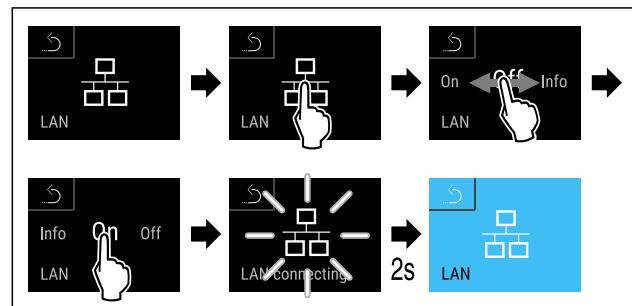


Fig. 123

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ З'єднання створюється: LAN connecting з'являється. Символ пульсуює.
- Виконувати вказівки Liebherr SmartMonitoring Dashboard.
- ▷ З'єднання створене.

Керування

Роз'єднати з'єднання



Fig. 124

Вказівка

Активовано забезпечення доступу до меню налаштування. (див. 6.2.6 Забезпечення доступу меню налаштування)

- Введення вибраного PIN коду. Меню налаштування відкривається.


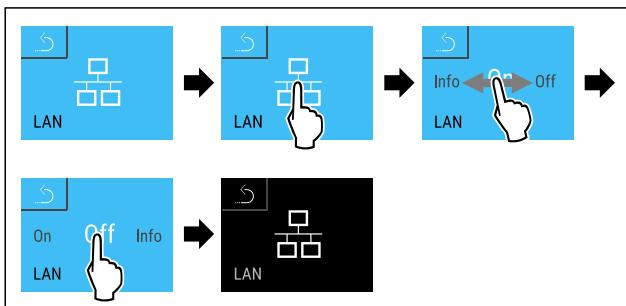


Fig. 125

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- З'єднання роз'єднано.

6.2.17 Інформація про пристрій

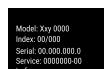

Ця функція використовується для відображення назви моделі, індексу, серійного номера та сервісного номера пристрію. Інформація про пристрій необхідна в разі звернення до служби підтримки. (див. 9.3 Служба сервісного обслуговування)

За допомогою цієї функції також відкривається розширене меню. (див. 3 Функції Touch & Swipe-дисплея)

Відображення інформації про пристрій

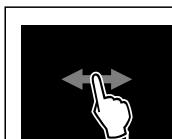


Fig. 126

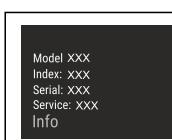


Fig. 127

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- На дисплей відображається інформація про пристрій.

6.2.18 Години роботи



Ця індикація показує години роботи пристрою.

Показати години роботи



Fig. 128

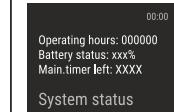


Fig. 129

- Години роботи з'являються.



6.2.19 Програмне забезпечення

Ця функція використовується для відображення версії програмного забезпечення пристрою.

Відображення версії ПЗ



Fig. 130

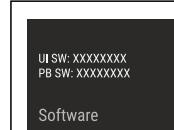


Fig. 131

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- На дисплей відобразиться версія програмного забезпечення.



6.2.20 Розморожування

Manual defrost

Пристрій розморожується в нормальному режимі автоматично.

Використання:

- Якщо всередині сильне зледеніння, автоматичне розморожування можна запустити вручну.

Ручний запуск автоматичного розморожування



Fig. 132

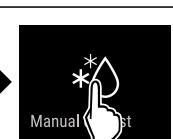


Fig. 133

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Автоматичне розморожування запущено. Після закінчення розморожування пристрій автоматично перемікається в нормальній режим.

Вказівка

Якщо після багаторазового запуску автоматичного розморожування всередині все ще залишається лід, розморозьте пристрій вручну. (див. 8.2 Пристрій розморозити)

Зупинка автоматичного розморожування, запущеного вручну

Fig. 134

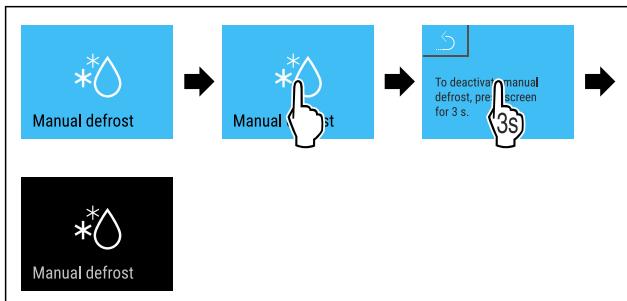


Fig. 135

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Автоматичне розморожування, запущене вручну, зупинено. Пристрій автоматично перемикається в нормальній режим.

**Інформація стосовно розморожування**

Цим налаштуванням адаптується індикація під час автоматичного розморожування.

В розпорядженні є наступні варіанти індикації:

- **Def 1:** Індикація температури не актуалізується і показує останню температуру з початку автоматичного розморожування.
- **Def 2:** Символ „автоматичне розморожування“ відображується на екрані статусу. Індикація температури по ходу актуалізується і показує останню фактичну температуру.
- **Def 3:** Символ „автоматичне розморожування“ відображується на екрані статусу. Індикація температури не актуалізується і показує останню температуру з початку автоматичного розморожування.
- **Def 4:** Символ „автоматичне розморожування“ відображується на екрані статусу. Індикація температури не актуалізується і показує останню температуру з початку автоматичного розморожування.



Fig. 136 Символ „автоматичне розморожування“

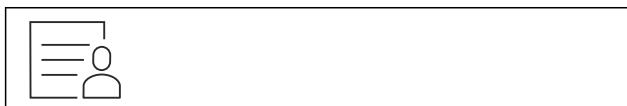


Fig. 137

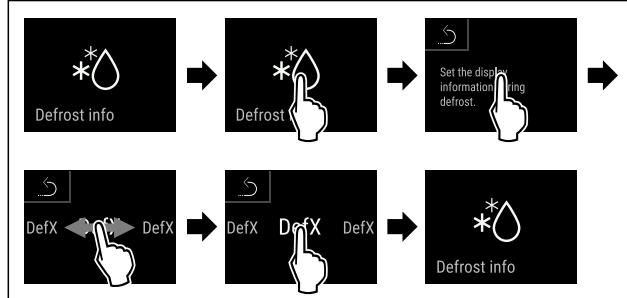


Fig. 138

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Вибраний потрібний варіант індикації.

6.2.21 Завантаження даних / Datalogging

Пристрій автоматично записує весь перебіг температури з різних датчиків, а також аварійні і сервісні повідомлення. Запис запускається автоматично після увімкнення пристрою, запис з інтервалом в одну хвилину. Дані останніх 5 років зберігаються і можуть будь-коли бути завантаженими на USB-накопичувач.

Наступні набори даних можна вибрати для завантаження:

- Температури
- Тривоги
- Сервісні повідомлення
- Все

Всі вибрані набори даних за всю тривалість запису зберігаються як текстові файли з розширенням „.log“ не закодованими.

Завантаження даних на USB-накопичувач**Вказівка**

До USB-інтерфейсу можна підключати лише USB накопичувачі. USB жорсткі диски не розпізнаються.

Вказівка

USB накопичувач не видаляти під час процесу завантаження.

Переконайтесь, що виконані такі умови:

- USB 2.0 накопичувач, FAT32 файлова система.
- Підключено USB-накопичувач.

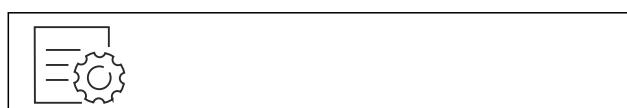


Fig. 139

Керування

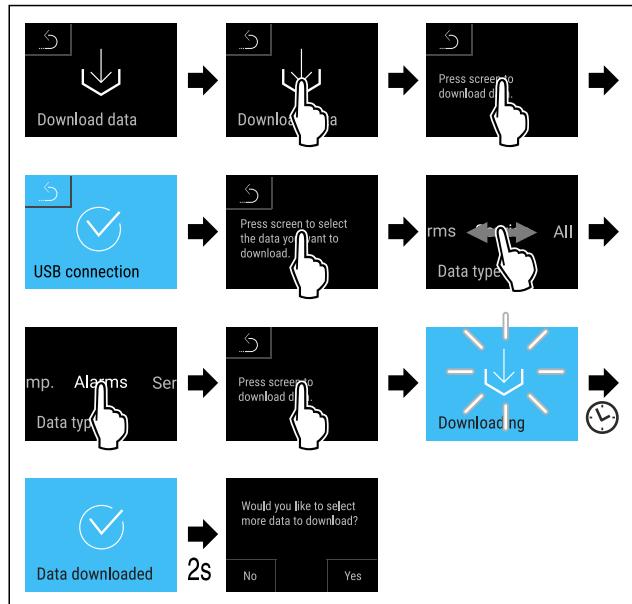


Fig. 140

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Завантаження даних на USB-накопичувач необхідне.
- Подальші набори даних можна вибрати і завантажити.

6.2.22 Калібрування датчика



Калібрування датчика служить для того, щоб вирівняти різницю між показаною температурою і фактичною температурою у пристрой.

Діапазон налаштування С-датчик (контрольний датчик): +/- 3 Кельвіна кроками по 0,1 Кельвіна.

Діапазон налаштування Р-датчик (датчик продуктів): +/- 9,9 Кельвіна кроками по 0,1 Кельвіна

Калібрування датчика

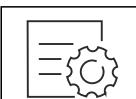


Fig. 141

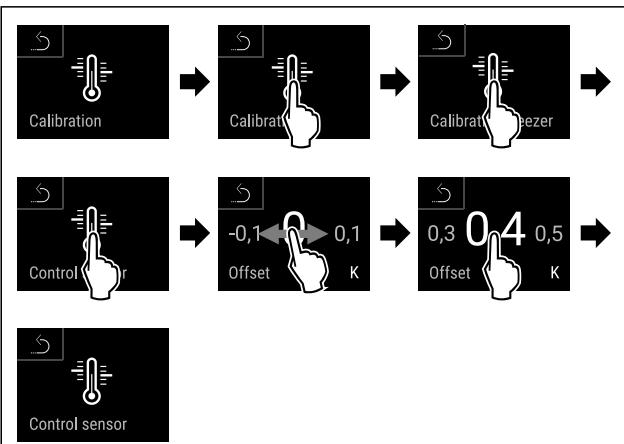


Fig. 142

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- С-датчик калібрований.

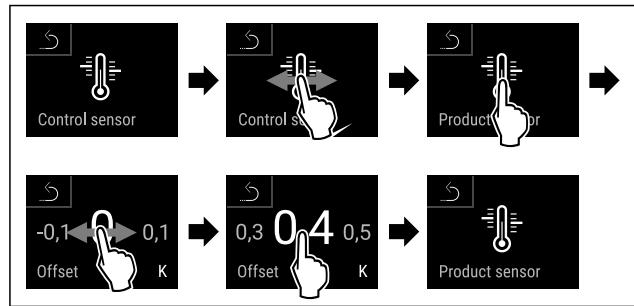


Fig. 143

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Р-датчик калібрований.
- Калібрування датчика завершено.

Вказівка

Відрегульована температура відображається на дисплеї протягом двох годин.

6.2.23 Сигнал попередження про підвищення температури



температури

Сигнал попередження про підвищення температури спрацьовує як тільки температура всередині виходить за межі налаштованого температурного діапазону, а також після спливання встановленого часу відтермінування.

Можна налаштувати наступні значення:

- Нижня межа температури кроками по 0,1 °C
- Верхня межа температури кроками по 0,1 °C
- Час затримки сигналу тривоги від 0 до 60 хвилин (налаштування „0“ означає, що сигнал тривоги на реле сигналізації не повторюється.)
- Частота повторення сигналу тривоги від 0 до 30 хвилин

Налаштувати сигнал попередження про підвищення температури

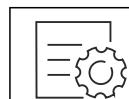


Fig. 144

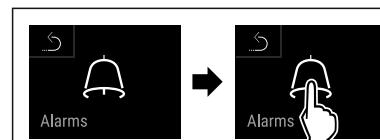


Fig. 145

- Виконати кроки згідно з малюнком.



Fig. 146

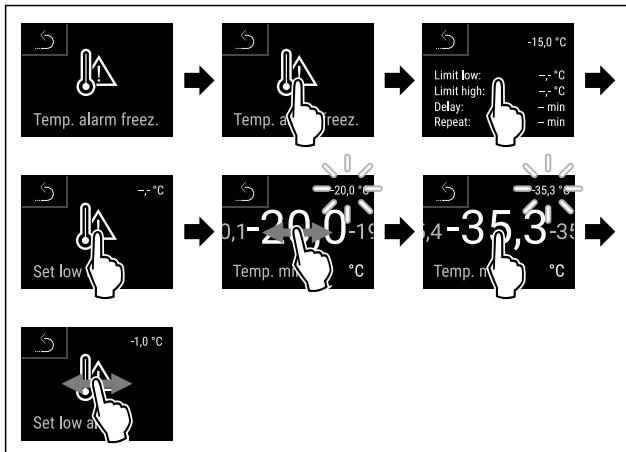


Fig. 147

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ Нижня межа температури налаштована.

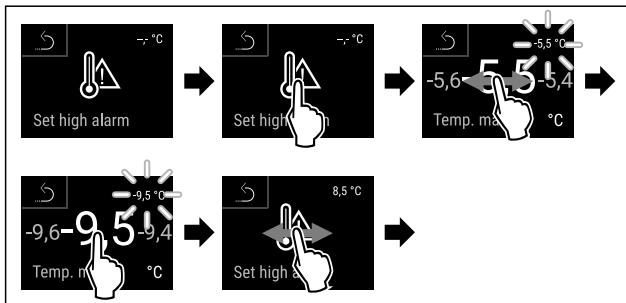


Fig. 148

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ Верхня межа температури налаштована.

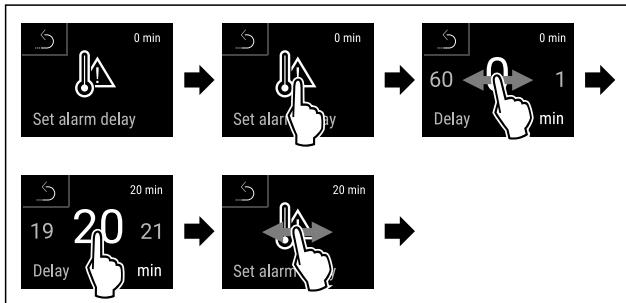


Fig. 149

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ Час затримки сигналу тривоги налаштовано.

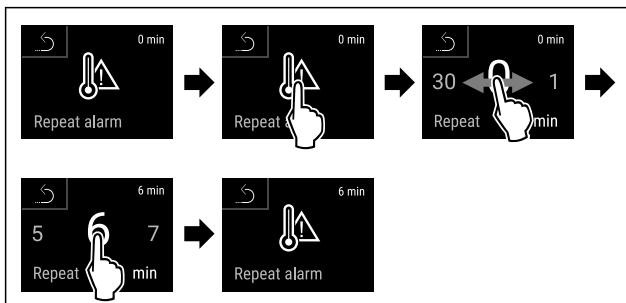


Fig. 150

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ Інтервал повторення сигналу тривоги налаштовано.
- ▷ Сигнал попередження про підвищення температури налаштовано.

Показати значення налаштованого сигналу попередження про підвищення температури

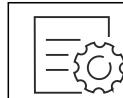


Fig. 151

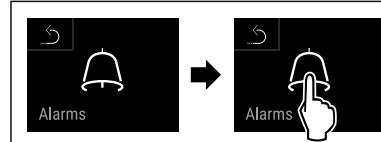


Fig. 152

- Виконати кроки згідно з малюнком.

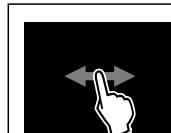


Fig. 153



Fig. 154

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ Показуються значення налаштованого сигналу попередження про підвищення температури.

6.2.24 Сигнал попередження про незачинені дверцята



дверцята

За допомогою цієї функції активується або деактивується сигнал попередження про незачинені дверцята. Сигнал попередження про незачинені дверцята лунає, якщо двері залишаються відкритими надто довго. Сигнал попередження про незачинені дверцята активовано під час постачання. Ви можете налаштовувати час від відкриття дверей до спрацювання сигналу попередження про незачинені двері.

Доступні такі значення:

- 15 с
- 30 с
- 60 с
- 90 с
- 120 с
- 150 с
- 180 с
- Вимк.

Налаштування сигналу попередження про незачинені дверцята



Fig. 155

Керування

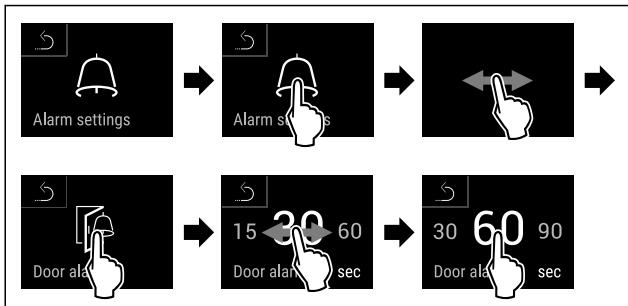


Fig. 157 Ілюстративне зображення: перемикання сигналу попередження про незачинені дверцята з 30 с на 60 с.

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Сигнал попередження про незачинені дверцята налаштовано.

Деактивація сигналу попередження про незачинені дверцята



Fig. 158

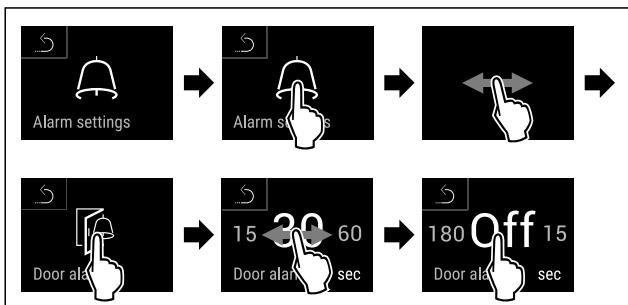


Fig. 159

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Сигнал попередження про незачинені дверцята деактивовано.

6.2.25 Імітація сигналів тривоги



Це налаштування уможливлює імітацію зміни температури у пристрой щоб перевірити функцію вірогідно підключених запобіжних пристройів.

Запуск імітації сигналів тривоги



Fig. 160

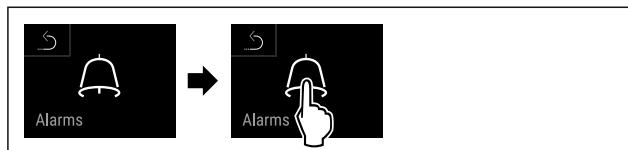


Fig. 161

- Виконати кроки згідно з малюнком.



Fig. 162

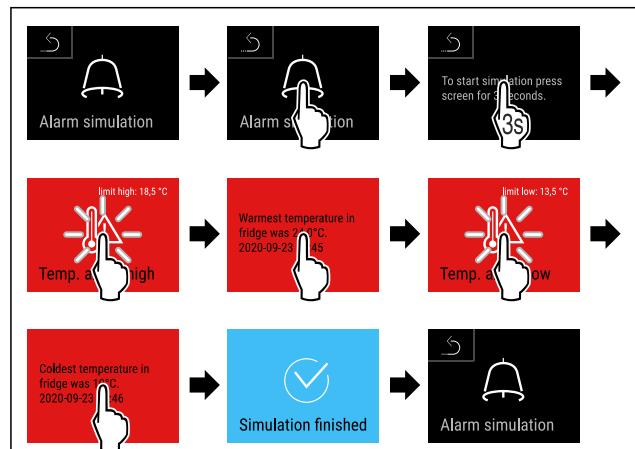


Fig. 163

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Імітацію проведено.
- Повинен спрацювати підключений запобіжний пристрій.



6.2.26 Протокол сигналів тривоги

Це налаштування уможливлює запит і видалення останніх 10 сигналів тривоги на пристрой.

Відображується наступне:

- Поточні дата і час
- Активні сигнали тривоги (червоний).
- Колишні сигнали тривоги, на яких ще не було запиту, відображаються як **не підтвердженні (червоні)**.
Підтвердження виконується рухом по наступним помилкам.
- Сигнали тривоги, на яких був запит, відображаються як **підтвердженні**.
- Видалення всіх сигналів тривоги (також активних і не підтверджених сигналів тривоги).

Показати протокол сигналів тривоги і видалення сигналу тривоги



Fig. 164

-або-

- Через символ індикації на нижньому краю дисплею статусу.

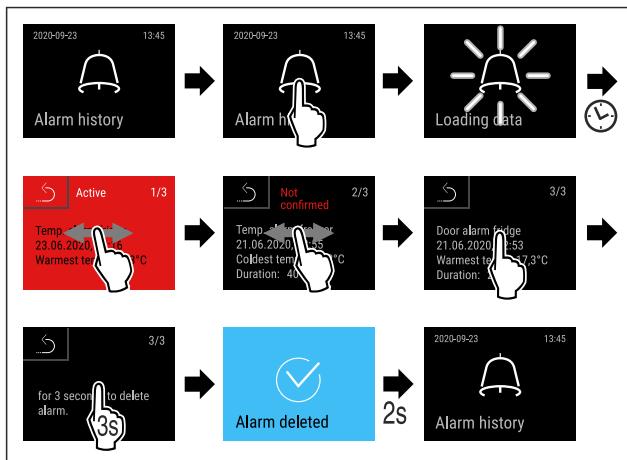


Fig. 165

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ Виконано запит і видалення сигналу тривоги.

Показати протокол сигналів тривоги і видалення всіх сигналів тривоги



Fig. 166

- а60-
- Через символ індикації на нижньому краю дисплею статусу.

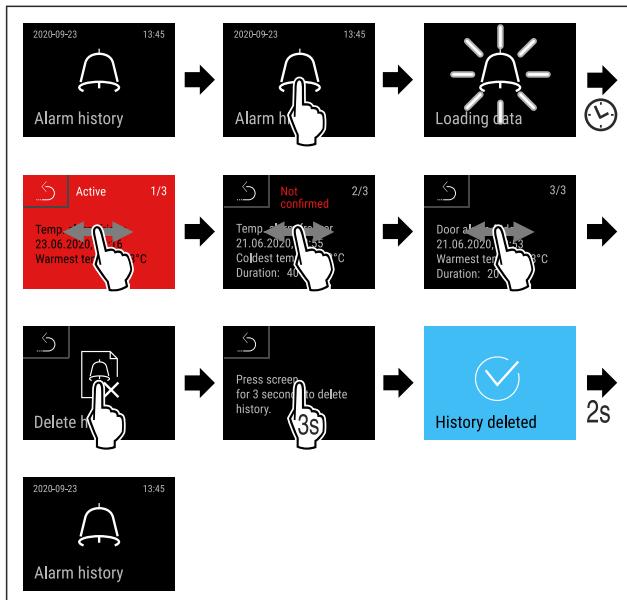


Fig. 167

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ Виконано запит і видалення всіх сигналів тривоги.

6.2.27 Передача сигналу тривоги



Це налаштування уможливлює передачу одного або кількох сигналів тривоги на зовнішній приймач сигналів тривоги, підключений до пристроя.

Можна вибрати наступні налаштування:

- Тип сигналу тривоги:
 - Сигнал попередження про незачинені дверцята

- Сигнал попередження про підвищення температури
- Сигнали попередження про незачинені дверцята та про підвищення температури
- Все

Підтвердити:

- **Так:** Сигнал тривоги закінчується на пристрой та зовнішньому під'єднаному приймачі.
- **Hi:** Сигнал тривоги квітуються на пристрой і лишається активним на приймачі до усунення помилки.
- Актуалізувати (відображається лише якщо під час підтвердження вибрали „Так“):
 - **Так:** Сигнал тривоги повторюється.

Сигнал попередження про підвищення температури за встановленим часом (див. 6.2.23 Сигнал попередження про підвищення температури)

(Якщо час затримки сигналів тривоги встановлено на „0“, то на реле сигналізації сигнали тривоги також не повторюються.)

Сигнал попередження про незачинені дверцята через 1 або 4 хвилини * (див. 6.2.24 Сигнал попередження про незачинені дверцята)

- **Hi:** Сигнал тривоги квітовано тривалий час.

Активувати передачу сигналу тривоги



Fig. 168

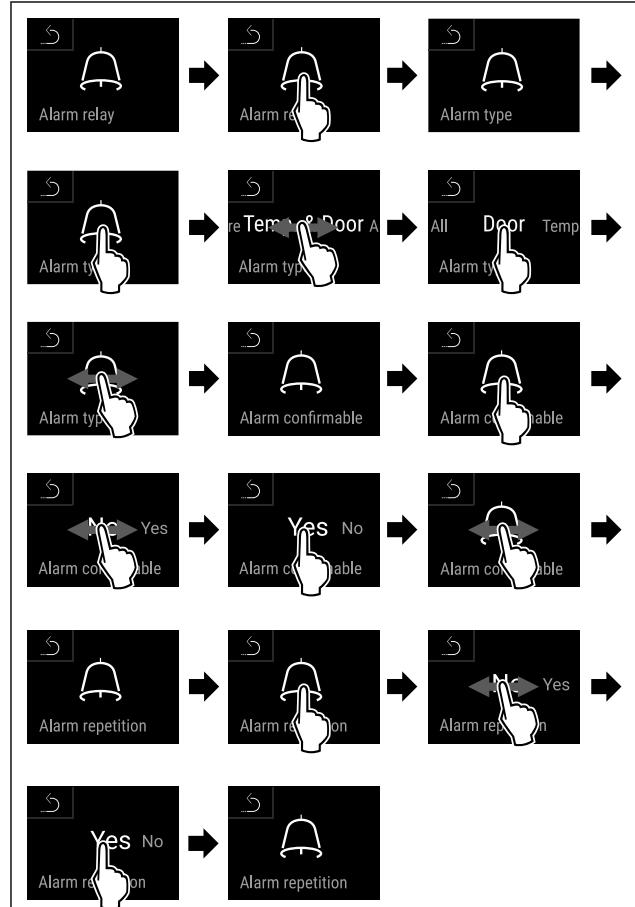


Fig. 169

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ Передача сигналів тривоги налаштована.



6.2.28 Демонстраційний режим

Демонстраційний режим – це спеціальна функція для дилерів, які хочуть наочно продемонструвати функції пристрію. Якщо активувати демонстраційний режим, усі функції охолодження будуть вимкнені.

Якщо ви вмикаете пристрій і на дисплеї індикації стану з'являється літера «D», це означає, що демонстраційний режим вже активовано.

Якщо ви активуєте демонстраційний режим, а потім знову деактивуєте його, пристрій відновлює заводські налаштування. (див. 6.2.29 Скидання до заводських налаштувань)

Активація демонстраційного режиму



Fig. 170

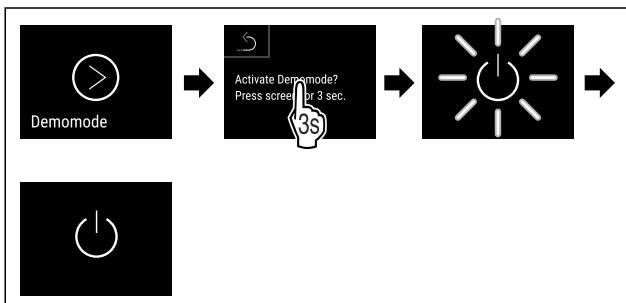


Fig. 171

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Демонстраційний режим активовано.
- Пристрій вимкнено.
- Увімкнути пристрій. (див. 4.16 Увімкнення пристрою (перше введення в експлуатацію))
- На дисплеї індикації стану з'являється літера «D».

Деактивація демонстраційного режиму



Fig. 172

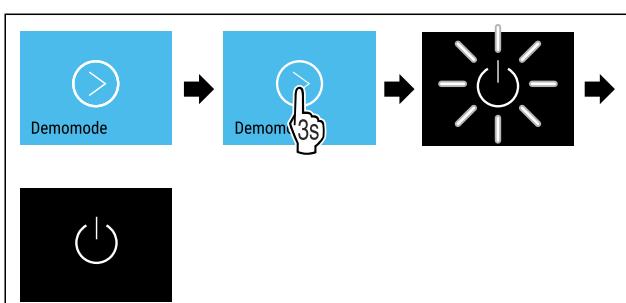


Fig. 173

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Демонстраційний режим деактивовано.
- Пристрій вимкнено.
- Увімкнути пристрій. (див. 4.16 Увімкнення пристрою (перше введення в експлуатацію))
- Пристрій скидається до заводських налаштувань.

6.2.29 Скидання до заводських налашту-



вань



Використовуйте цю функцію для скидання всіх налаштувань до заводських значень за замовчуванням. Всі налаштування, виконані раніше, скидаються до первинного налаштування.

Виконання скидання

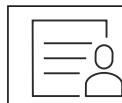


Fig. 174

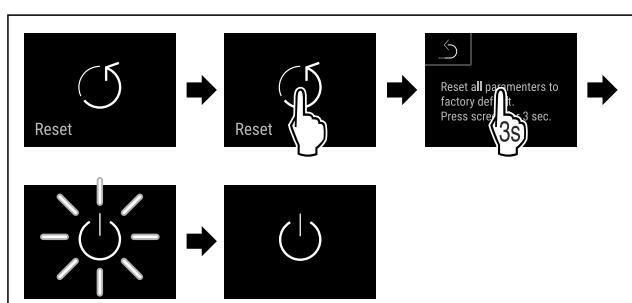


Fig. 175

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Пристрій скинуто.
- Пристрій вимкнено.

Вказівка

Скидання до заводських налаштувань під час роботи від акумулятора: Повторний запуск можливий лише за наявності напруги в мережі.

- Повторно запустити пристрій. (див. 4.16 Увімкнення пристрою (перше введення в експлуатацію))

6.3 Повідомлення

6.3.1 Попередження

Попередження супроводжуються акустично звуковим сигналом та оптично символом на дисплей. Звуковий сигнал посилюється і стає голоснішим до квітування повідомлення.

Повідомлення (червоний)	Причина	Усунення
 Close the door Відкрийте дверцята	Повідомлення з'являється, коли двері відкриті надто довго.	Закрийте дверцята. Коротко натисніть. Сигнал тривоги закінчується. Вказівка Час до появи повідомлення можна налаштувати. (див. 6.2.24 Сигнал попередження про незачинені дверцята)
 Temperature alarm Сигнал попередження про підвищення температури	Повідомлення з'являється, коли температура не відповідає налаштованій температурі. Можливі причини різниці температури: Вкладаються теплі охолоджувані продукти. Під час перекладання чи виймання продуктів всередину потрапило багато теплого повітря. Довгий час була відсутня подача електроенергії.	Коротко натисніть. Показується інформація стосовно помилок і статусу пристрію. Коротко натисніть. Найвища /найнижча температура, дата і час відображаються. Коротко натисніть. Показується екран статусу. Поточна температура та символ тривоги блимають червоним до досягнення встановленої температури. Перевірити якість охолоджуваних продуктів.
 Device failure Помилка	Пристрій несправний, виникла помилка пристрію або в компоненті пристрію виявлено помилку.	Перекласти охолоджувані продукти. Коротко натисніть. Показується код помилки (наприклад BT021). Коротко натисніть. Якщо є, показується подальший код помилки або показується екран статусу з блимаючим символом помилки. Рух по дисплею або дотик до дисплею знову показує код (коди) помилки. Запишіть код помилки й зверніться до служби сервісного обслуговування. (див. 9.3 Служба сервісного обслуговування)
	Повідомлення вказує на незаплановане розморожування. Наприклад випарник через довше відкриття дверцят може сильно замерзнути і тривалості розморожування може бути не досить.	Коротко натисніть. DEFR.MAX показується. Коротко натисніть. Показується екран статусу з блимаючим символом помилки. Рух по дисплею або дотик до дисплею знову показує повідомлення. Перекласти охолоджувані продукти та розмозити пристрій вручну. Альтернатива - розморожування можна запустити вручну. (див. 6.2.20 Розморожування) Торкніться і утримуйте палець на дисплеї - блимаючий символ помилки погасне. Якщо за відсутності названих причин повідомлення з'являється знову, зверніться до служби клієнтської підтримки. (див. 9.3 Служба сервісного обслуговування)

Керування

Повідомлення (червоний)	Причина	Усунення
 Power failure	Повідомлення з'являється у випадку переривання подачі електроенергії. Користувачський інтерфейс продовжує працювати в режимі акумулятора. Усі функції окрім охолодження та освітлення залишаються активованими.	Коротко натисніть. Стан заряду батареї, показується інформація стосовно помилок і статусу пристрою Коротко натисніть. Найвища температура, проміжок часу і кількість переривань струму відображаються. Коротко натисніть. Показується екран статусу. Поточна температура та символ тривоги блимають червоним до досягнення встановленої температури. Перевірити якість охолоджуваних продуктів.
 Defrost error	Автоматичне розморожування не працює безпомилково. Останні 5 циклів розморожування не були успішними.	Короткий дотик. Сигнал тривоги закінчується. Зв'яжіться зі службою сервісного обслуговування. (див. 9.3 Служба сервісного обслуговування)
 WiFi error	WLAN з'єднання перерване.	Перевірити з'єднання. Короткий дотик. Сигнал тривоги закінчується.
 WWW error	Повідомлення з'являється, коли нема інтернет з'єднання через WLAN.	Перевірити з'єднання. Короткий дотик. Сигнал тривоги закінчується.
 LAN error	LAN з'єднання перерване.	Перевірити з'єднання та мережевий кабель. Короткий дотик. Сигнал тривоги закінчується.
 WWW error	Повідомлення з'являється, коли нема інтернет з'єднання через LAN.	Перевірити з'єднання. Короткий дотик. Сигнал тривоги закінчується.
 Батарея помилка	Низький рівень заряду акумулятора пристрою (залишилось макс. 20 %).	Відновити живлення пристрою від електромережі і через 12 годин перевірити, чи збільшився рівень заряду. Якщо ні, зверніться до служби сервісного обслуговування (див. 9.3 Служба сервісного обслуговування) або поміняйте акумулятор. (див. 8.4 Замінити батарею пристрою) Короткий дотик. Сигнал тривоги закінчується.

6.3.2 Нагадування

Нагадування з'являється, коли є потреба в дії. Вони супроводжуються акустично звуковим сигналом та оптично символом на дисплеї. Квітування повідомлення через натиснення клавіші підтвердження.

Повідомлення (жовтий)	Причина	Усунення
 Maintenance	Повідомлення з'являється, коли закінчується таймер встановленого інтервалу технічного обслуговування.	Короткий дотик. Нагадування закінчується. Вказівка Інтервал технічного обслуговування можна налаштувати (див. 6.2.8 Нагадування про інтервал технічного обслуговування).
 Min./max. memory	Повідомлення з'являється, коли пам'ять для записування температури (999 годин) заповнено.	Короткий дотик. Нагадування закінчується. Найстаріші дані переписуються. Вказівка Записування температури можна скинути. (див. 6.2.4 Запис температури)
 Alarm history	Повідомлення з'являється, коли є більше 10 непідтверджених аварійних повідомлень.	Короткий дотик. Перевірити повідомлення. Нагадування закінчується.

7 Оснащення

7.1 Запобіжний замок

Замок у дверях пристрою оснащено запобіжним механізмом.

7.1.1 Замкнути пристрій

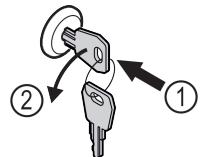


Fig. 176

- Вдавити ключ.
- Повернути ключ на 90° проти годинникової стрілки.
- Пристрій закритий.

7.1.2 Розімкнути пристрій

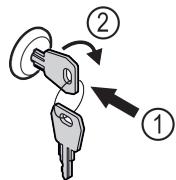


Fig. 177

- Вдавити ключ Fig. 177 (1).
- Повернути ключ на 90° за годинниковою стрілкою Fig. 177 (2).
- Пристрій розкритий.

7.2 Датчики

Пристрій можна оснащувати наступними датчиками для контролю температури:

- С-датчик
- Р-датчик

7.2.1 С-датчик (контрольний датчик)

С-датчик встановлений стаціонарно і регулює внутрішню температуру пристрою. С-датчик можна калібрувати за потреби. (див. 6.2.22 Калібрування датчика)

7.2.2 Р-датчик (датчик продуктів)

Р-датчик можна розташовувати всередині на будь-якому місці, щоб цілеспрямовано записати і контролювати температуру в цьому місці. Якщо налаштована температура перевищується в цьому місці, датчик видає сигнал тривоги. Р-датчик можна калібрувати за потреби. (див. 6.2.22 Калібрування датчика)

Вказівка

Аксесуари можна придбати через службу сервісного обслуговування (див. 9.3 Служба сервісного обслуговування) та в магазині Liebherr-Hausgeräte за адресою home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.



7.3 Інформація датчика

Ця функція робить можливим вибір між С-датчиком і Р-датчиком.

Переконайтесь, що виконана така умова:

- Р-датчик підключено до пристрою. (див. 7.4 Інтерфейси)

7.3.1 С-датчик вибрати

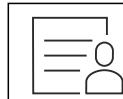


Fig. 178

- Переміщувати праворуч або ліворуч до появи відповідної функції.

Оснащення

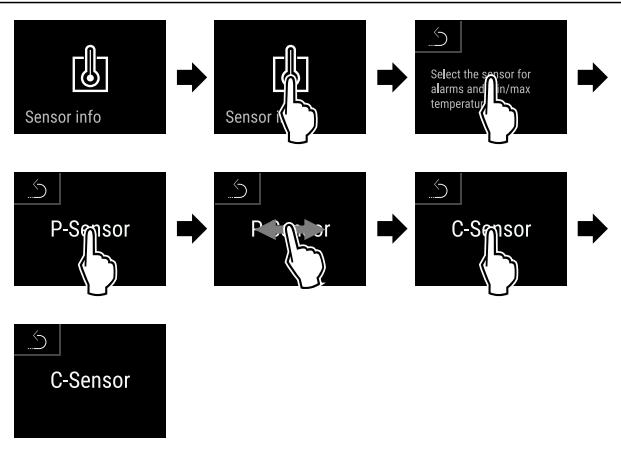


Fig. 179

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- С-датчик вибраний.

7.3.2 Р-датчик вибрати



Fig. 180

- Переміщувати праворуч або ліворуч до появи відповідної функції.

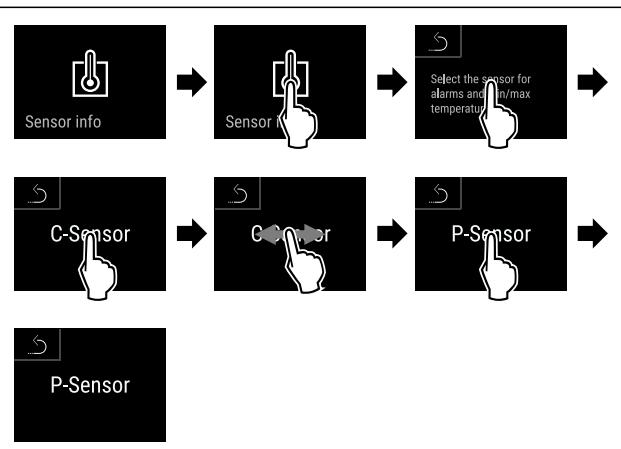


Fig. 181

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Р-датчик вибраний.

7.4 Інтерфейси

На зворотній стороні пристроя знаходяться різні можливості підключення.

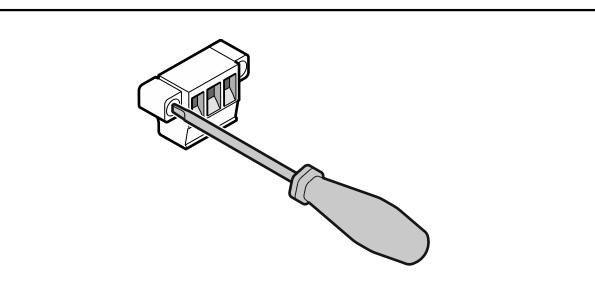


Fig. 182

Вказівка

Штекери захищені гвинтами. Щоб мати можливість витягнути штекери, демонтувати гвинти праворуч і ліворуч.

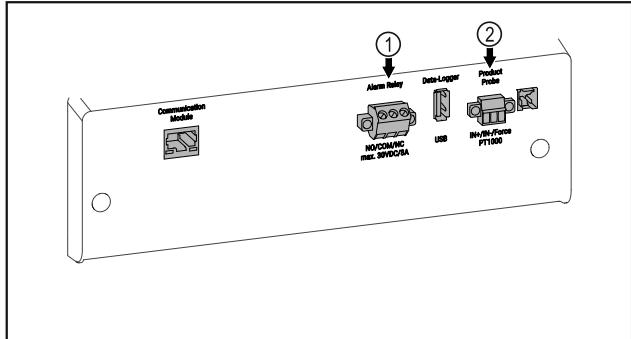


Fig. 183

- (1) Безпотенційний вихід
- (2) Підключення для Р-датчика

7.4.1 Безпотенційний вихід сигналу тривоги



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пошкодження пристрою через биття струмом!

- Підключення пристрою до зовнішньої аварійної сигналізації можуть здійснювати лише кваліфіковані спеціалісти!

Ці три контакти можна використовувати для підключення оптичної або акустичної аварійної сигналізації. Підключення розраховане максимум на **30 V (DC)** - **8 A** з запобіжного дрібного джерела напруги SELV (**мінімальний струм 150 mA**).

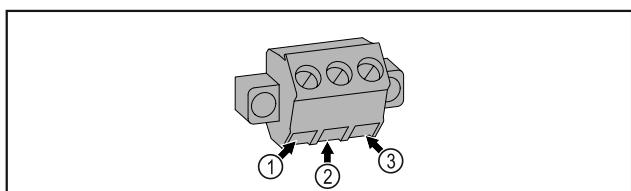


Fig. 184

- (1) NO (normally open)
Роз'єм контрольної лампи, яка активується у звичайному режимі роботи або за відкритого пристрою.
- (2) COM (common)
Зовнішнє джерело напруги
- (3) NC (normally closed)
Роз'єм аварійної лампи або акустичного аварійного датчика, що активується за відсутності живлення.

7.4.2 Підключення для Р-датчика

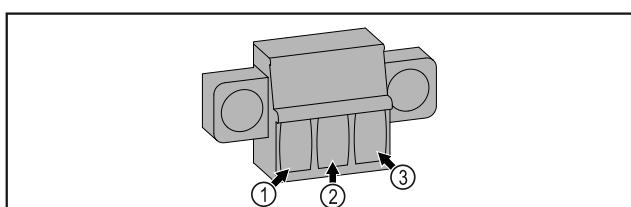


Fig. 185

- (1) IN+ (Вимірювальна лінія +)
- (2) IN- (спільна зворотня лінія -)
- (3) FORCE (Живлення +)

8 Технічне обслуговування

8.1 План технічного обслуговування

Роботи з технічного обслуговування слід виконувати регулярно для дотримання функціонування пристрою.



ОБЕРЕЖНО

Некваліфіковане технічне обслуговування може привести до отримання травми чи пошкодження! Небезпека травмування та матеріальних збитків.

- Роботи з технічного обслуговування повинні виконувати лише навчені спеціалісти.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека короткого замикання від деталей під напругою!

Ураження струмом або пошкодження електронної частини.

- Вимкніть пристрій.
- Витягнути штекер із розетки чи вимкнути запобіжник.

Вказівка

Можна функцію нагадування для технічного обслуговування. (див. 6.2.8 Нагадування про інтервал технічного обслуговування)

Вказівка

Рекомендується створити протокол технічного обслуговування, де будуть записані всі виконані роботи (ремонт, перевірка).

Вказівка

Liebherr рекомендує щорічно проводити технічне обслуговування. Для отримання індивідуальної пропозиції зверніться до сервісної служби (див. 9.3 Служба сервісного обслуговування).

Конструктивний елемент	Операція	Інтервал технічного обслуговування
Деталі з листового металу	Перевірити на ушкодження та корозію. Заміна ушкоджених частин: (див. 9.3 Служба сервісного обслуговування)	Щорічно
Двері, шарніри	Перевірити вирівнювання (див. 4.14 Вирівнювання дверцят), плавність ходу і міцність посадки.	Щорічно
Замок, ручка дверей *	Перевіряти легкість ходу і міцність посадки.	Щорічно
Прокладка дверцят	Перевіряти на ушкодження, зношення і міцність посадки. Заміну прокладки дверцят можна замовити в сервісній службі (див. 9.3 Служба сервісного обслуговування).	Щорічно
Датчик	Калібрування датчика. (див. 6.2.22 Калібрування датчика)	Щорічно
Проведення датчика	Перевірити цілісність герметику.	Щорічно
Батарея	Замінити батарею пристрою. Заміна батареї силами відділу сервісу. (див. 8.4 Замінити батарею пристрою)	Від 5 до 10 років
Поверхні	Чищення (див. 8.3 Чищення пристрою)	Рекомендація: щомісяця та/або за потреби чи по нормам на місці встановлення
Поверхні	Дезінфекція	Рекомендація: щомісяця та/або за потреби чи по нормам на місці встановлення
Місце встановлення, пристрій	Знезараження Пристрій призначений для знезараження простору пероксидом водню H ₂ O ₂ . Не можна при цьому перевищувати значення наступної специфікації з використання: Концентрація максимум 250 ppm. Волога максимум 85 %. Максимально допустима температура в приміщенні згідно класу клімату. (див. 1.4 Область застосування пристрою)	Рекомендація: за потреби або по нормам на місці встановлення максимум 2 рази на рік
Вентилятор вентиляційна щілина	Чищення	Щорічно

Технічне обслуговування

Конструктивний елемент	Операція	Інтервал технічного обслуговування
Передача сигналу тривоги Датчик	Перевіряти міцність посадки штекерних з'єднань.	Щорічно
Мережевий кабель	Перевірте на ушкодження.	Щорічно або При зміні місця розташування
Кут перекидання	Перевіряти працездатність і міцність посадки.	Щорічно або При зміні місця розташування
Ніжки / ролики	Перевіряти працездатність, ушкодження і міцність посадки. Замінити ушкоджені деталі. (див. 9.3 Служба сервісного обслуговування)	Щорічно

8.2 Пристрій розморозити



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Неналежне розморожування пристрою!
Травми та ушкодження.

- ▶ Для пришвидшення процесу розмороження не використовувати механічні пристрої або інші засоби, ніж ті, що рекомендував виробник.
- ▶ Заборонено використовувати електричні обігрівачі або пару, відкрите полум'я чи аерозоль для відтавання.
- ▶ Не видаляти лід з допомогою гострих предметів.

Для забезпечення належної функціональності пристрою рекомендується виконувати розморожування за сильного утворення льоду. Ступінь утворення льоду у камері залежить від місця розташування (наприклад високої вологості повітря), налаштування пристрою та коректності дій користувача.

Ручне розморожування:

- ▶ Вимкніть пристрій. (див. 6.2.2 Вмикання/вимикання пристрою)
- ▶ Витягніть штекер.
- ▶ Перекласти охолоджувані продукти.
- ▶ На час розморожування дверцята пристрою повинні залишатися відчиненими.
- ▶ Витріть залишки води шматком тканини і помийте пристрій.

8.3 Чищення пристрою

8.3.1 Підготовка



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека короткого замикання від деталей під напругою!

Ураження струмом або пошкодження електронної частини.

- ▶ Вимкніть пристрій.
- ▶ Витягнути штекер із розетки чи вимкнути запобіжник.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пожежі

- ▶ Уникайте пошкодження контуру охолодження.

- ▶ Розвантажте пристрій.
- ▶ Витягніть штекер.

- ▶ Врахуйте вказівки з транспортування пристрою. (див. 4.3 Транспортування пристрою)

8.3.2 Почистити корпус

УВАГА

Неналежне очищення!
Ушкодження на пристрої.

- ▶ Використовувати виключно м'які ганчірки та pH-нейтральні універсальні засоби чищення.
- ▶ Не користуйтесь губками, які дряпають поверхню.
- ▶ Не використовуйте юкі, абразивні засоби для миття, а також засоби із вмістом піску, хлористих сполук або кислот.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Гарячий пар може привести до отримання травми чи пошкодження пристрою!

Гаряча пара може привести до опіків та пошкодити поверхні.

- ▶ Не використовуйте засоби чищення паром!

УВАГА

Небезпека пошкодження через коротке замикання!

- ▶ При очищенні пристрою звертати увагу на те, щоб промивальна вода не потрапляла у електричні компоненти.

- ▶ Витирайте корпус м'якою, чистою ганчіркою. При сильному забрудненні використовуйте лише невелику кількість теплої води з нейтральним мийним засобом. Скляні поверхні можна додатково очищати засобом для чищення скла.
- ▶ Раз на рік чистити спіраль конденсатора. Якщо спіраль конденсатора не чистити, це призводить до значного скорочення ефективності пристрою.

8.3.3 Почистити всередині



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека короткого замикання від деталей під напругою!

Ураження струмом або пошкодження електронної частини.

- ▶ Вимкніть пристрій.
- ▶ Витягнути штекер із розетки чи вимкнути запобіжник.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Гарячий пар може призвести до отримання травми чи пошкодження пристрою!
Гаряча пара може призвести до опіків та пошкодити поверхні.
► Не використовуйте засоби чищення паром!

УВАГА

Неналежне очищення!

Ушкодження на пристрій.

- Використовувати виключно м'які ганчірки та pH-нейтральні універсальні засоби чищення.
► Не користуйтесь губками, які дряпають поверхню.
► Не використовуйте юкі, абразивні засоби для миття, а також засоби із вмістом піску, хлористих сполук або кислот.

Вказівка

Забороняється пошкоджувати чи знімати заводську табличку усередині пристрію. Заводська табличка потрібна на випадок звернення до служби сервісного обслуговування. (див. 9.3 Служба сервісного обслуговування)

- Відкрийте дверцята.
► Розвантажте пристрій.
► Внутрішній простір та деталі оснащення необхідно промити теплою водою із невеликою кількістю миючого засобу. Не користуйтесь засобами для миття чи хімічними розчинниками із вмістом піску або кислоти.

8.3.4 Після чищення

- Висушіть пристрій та деталі оснащення.
► Підключіть пристрій та увімкніть його.
Temperatura достатньо низька:
► Вкласти охолоджувані продукти.
► Регулярно повторювати очищення.
► Холодильну установку з теплообмінником (металева решітка ззаду на пристрії) чистити раз на рік, ретельно витираючи пил.

8.4 Замінити батарею пристрою

Батарея пристрою у випадку перебою з подачею електроенергії слугує для запису перебігу температури, аварійних і сервісних повідомлень та для індикації аварійних повідомлень на дисплей протягом приблизно 12 годин. При першому введені в експлуатацію батарея потребує 24 години для заряджання та переходу у повністю працездатний стан.

Заміна батареї силами відділу сервісу (див. 9.3 Служба сервісного обслуговування).

8.4.1 Замінити батарею



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека короткого замикання від деталей під напругою!

Ураження струмом або пошкодження електронної частини.

- Вимкніть пристрій.
► Витягнути штекер із розетки чи вимкнути запобіжник.

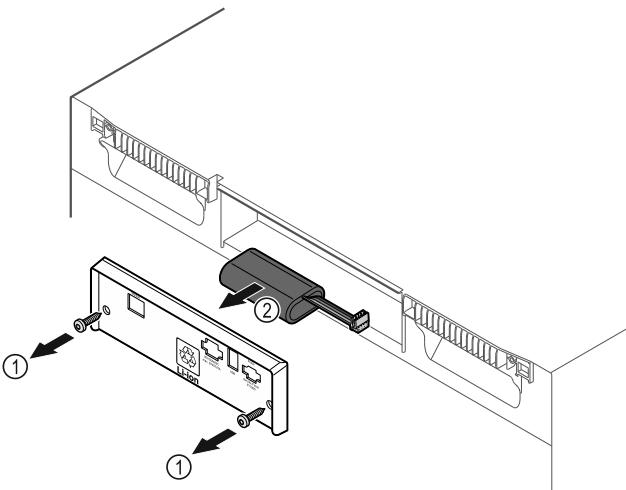


Fig. 186

- Викрутити гвинти і зняти кожух на задньому боці пристрою Fig. 186 (1).
► Батарею від'єднати та вийняти Fig. 186 (2).
► Встановити змінну батарею.
► Закрійте кожух і вкрутіть гвинти.
► Вставити лінію підключення до мережі.

Вказівка

- Батарею слід передати роздільній обробці сміття і утилізувати професійно і компетентно відповідно до діючих в даній місцевості норм та законів. **В жодному випадку не пошкодити або замкнути на коротко батарею!**

9 Обслуговування клієнтів

9.1 Технічні дані

Діапазон температур	
Заморожування	-9 °C – -35 °C

Максимальне завантаження на місце зберігання A)		
Ширина пристрою	600 мм	750 мм
Решітчасті полиці	45 кг	60 кг
Скляна пластина	40 кг	40 кг
Дерев'яна полиця	45 кг	60 кг
Висувний ящик	50 кг	50 кг

A) У випадку сильного навантаження може мати місце легке прогинання.

Максимальне загальне завантаження та вага без упаковки		
Модель (див. 4.2 пристрою)	Розміри	Максимальне загальне завантаження
SFF.. 4001		270 кг
SFFvh 5501		300 кг

Максимальний корисний об'єм

Корисний об'єм вказано на заводській табличці.
(див. 1.2 Загальний огляд пристрою й оснащення)

Обслуговування клієнтів

Освітлення	
Клас енергоефективності А)	Джерело світла
Цей виріб містить одне або декілька джерел світла класу енергоефективності F	Світлодіод

A) Пристрій може містити джерела світла з різним класом енергоефективності. Вказується найнижчий клас енергоефективності.

Зазначення частоти WLAN	
Діапазон частоти	2,4 ГГц
Максимальна потужність випромінювання	<100 мВт
Мета використання радіопристрою	Включення в місцеву мережу WLAN для обміну даними

Умови встановлення	
Ступінь забруднення (середовище навколо пристроя)	PD2
Температура навколошного середовища	+10 °C – +35 °C
Максимальна відносна вологість повітря	75 %, без утворення конденсату
Максимальна висота експлуатації над рівнем моря (м над рівнем моря)	2000 м 1500 м (скляні двері)

Електричні характеристики	
Номінальна напруга	220-240 V ~
Частота	50/60 Hz

Електричні характеристики	
Потужність, що споживається	2,0 A
Максимальні коливання напруги	+/-10 %
Категорія перевищення напруги	II

Дані відповідно до DIN 13277 вимірюні за температури -30 °C

Модель SFFvh	Споживання енергії (кВт год/24год)	Зростання температури за відмови мережі (мін)	Однорідність температурного поля (°K)	Постійність температури (°K)
4001	1,170	243	1,5	8,1
5501	2,282	236	4,7	4,0

Батарея пристрою	
Тип	1S2P/NCR 18650BF
Номінальна напруга	3,6 В DC
Ємність	6,7 А год

9.2 Технічна несправність

Пристрій сконструйовано та виготовлено для тривалої безперебійної експлуатації. Якщо виникає неполадка, перевірте, чи не викликана вона неправильним використанням пристрою. У такому випадку користувач самостійно сплачує за виконання ремонтних робіт (навіть протягом дії гарантії).

Вказані нижче неполадки можна ліквідувати самостійно.

9.2.1 Робота пристрою

Помилка	Причина	Ліквідація
Пристрій не працює.	→ Пристрій не увімкнено.	► Ввімкніть пристрій.
	→ Штекер вставленний неправильно.	► Перевірте штекер.
	→ Запобіжник на розетці несправний.	► Перевірте запобіжник.
	→ Перебої з подачею електроенергії	► Пристрій необхідно закрити. ► За потреби покладіть продукти у децентралізовану холодильну/морозильну шафу, у випадку тривалого перебою з подачею електроенергії.
	→ Гніздовий роз'єм «холодного підключення» вставлено неправильно.	► Перевірте гніздовий роз'єм «холодного підключення».
Температура недостатньо низька.	→ Дверцята пристрою зачинено не повністю.	► Закройте дверцята пристрою.
	→ Недостатній притік і відтік повітря.	► Зніміть вентиляційні решітки та почистіть їх.
	→ Надто висока зовнішня температура.	► Забезпечити належні умови навколошного середовища: (див. 1.4 Область застосування пристрою)
	→ Пристрій відкривався надто часто чи на тривалі проміжки часу.	► Зачекайте. Можливо, потрібний рівень температури відновиться самостійно. Якщо ні, зверніться до служби сервісного обслуговування. (див. 9.3 Служба сервісного обслуговування)

Помилка	Причина	Ліквідація
	→ Температуру встановлено неправильно.	► Налаштуйте нижчу температуру і перевірте через 24 години.
	→ Пристрій встановлено надто близько від джерела тепла (плита, система опалення тощо).	► Змінити місце встановлення пристрою або джерела тепла.

9.3 Служба сервісного обслуговування

Спочатку перевірте, чи можете ви усунути несправність самостійно. Якщо це неможливо, зверніться до служби сервісного обслуговування.

Адресу можна дізнатися в доданій брошурі „Liebherr-Service“ або за посиланням home.liebherr.com/service.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Некваліфікований ремонт!
Травми.

- Ремонтні роботи та роботи із внесення конструктивних змін відносно пристрою та кабелю підключення до електромережі, які недостаньо описані (див. 8 Технічне обслуговування), повинні виконуватись тільки співробітниками сервісної служби.
- Пошкоджений кабель живлення міняти лише силами виробника або його сервісної служби або кваліфікованої подібним чином особи.
- В пристроях з штекером для підключення малопотужної апаратури заміна може виконуватись клієнтом.

9.3.1 Зв'язок зі службою сервісного обслуговування

Упевнітись, що є наступна інформація про пристрій:

- Назва пристрію (модель та індекс)
- Сервісний номер (сервіс)
- Серійний номер (Сер. №)
- Викликати інформацію про пристрій через дисплей (див. 6.2.17 Інформація про пристрій).
- або-
- Взяти інформацію про пристрій з заводської таблиці. (див. 9.4 Заводська таблиця)
- Занотувати інформацію про пристрій.
- Звернутися до служби сервісного обслуговування: Повідомте помилку та інформацію про пристрій.
- Це дозволить швидко та цілеспрямовано ліквідувати несправність.
- Дотримуйтесь подальших вказівок служби сервісного обслуговування.

9.4 Заводська таблиця

Заводська таблиця знаходитьться всередині пристрію. Див. огляд пристрію.

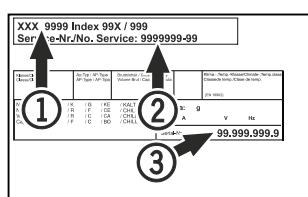


Fig. 187

(1) Назва пристрію
(2) Сервісний номер

(3) Серійний номер

10 Виведення з експлуатації

- Розвантажте пристрій.
- Вимкніть пристрій.
- Витягніть мережевий штекер із розетки.
- За потреби вийміть гніздовий роз'єм «холодного підключення»: витягніть гніздовий роз'єм «холодного підключення» із розетки пристрою, одночасно рухаючи його ліворуч і праворуч.
- Помийте пристрій. (див. 8.3 Чищення пристрою)
- За наявності: Зніміть кожухи й ізоляцію на вводі датчика, щоб запобігти утворенню цвілі.
- Залиште дверцята відчиненими, щоб запобігти виникненню неприємного запаху.

Вказівка

Ушкодження на пристрої або збій роботи!

- Зберігати пристрій після виведення з експлуатації лише при припустимій кімнатній температурі між -10 °C та +50 °C.

11 Утилізація

11.1 Підготовка пристрою до утилізації



Li-Ion

Компанія Liebherr встановлює у деякі пристрої елементи живлення. Згідно з вимогами законодавства, з міркувань захисту довкілля на території ЄС кінцеві користувачі зобов'язані вимати такі елементи з відпрацьованих пристроїв. Якщо ваш пристрій містить елементи живлення, на пристрої розміщена відповідна вказівка.

Лампи

Якщо лампи можна вийняти самостійно, не пошкодивши їх, такі лампи перед утилізацією теж слід вийняти.

- Виведення пристрою з експлуатації.
- Пристрій з елементами живлення: вийміть елементи живлення. Опис див. у розділі "Технічне обслуговування".
- Якщо можливо: вийняти лампи, не пошкодивши їх.

11.2 Утилізація пристрою в безпечний для довкілля спосіб



Пристрій містить цінні матеріали, тому його слід утилізувати окремо від несортированого домашнього сміття.

Додаткова інформація



Елементи живлення слід утилізувати окремо від відпрацьованого пристрою. Для цього елементи живлення можна безкоштовно здати в торгове представництво або в пункт вторинної переробки / збирання вторинної сировини.

Лампи

Зняті лампи слід утилізувати через відповідні системи збирання.

Для Німеччини:

На місцевих пунктах вторинної переробки і пунктах збору вторинної сировини пристрій можна безкоштовно утилізувати через приймальний резервуар класу 1. При купівлі нового холодильника/морозильника та торговій площі > 400 м² торгове представництво також безкоштовно приймає відпрацьований пристрій.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Холодоагент та масло, що виходять!

Пожежа. Застосовуваний холодоагент не завдає шкоди навколошньому середовищу, проте легко займається. Масло, що міститься, також легко займається. Холодоагент та масло, що виходять, можуть зайнятися при відповідно високій концентрації та при контакті із зовнішнім джерелом тепла.

- Не пошкодити трубопроводи контуру холодаагенту та компресор.
- Врахуйте вказівки з транспортування пристрою. (див. 4.3 Транспортування пристрою)
- Під час транспортування пристрою слід вжити заходів для захисту від пошкодження.
- Елементи живлення, лампи та пристрій слід утилізувати з дотриманням наведених вище вказівок.

12 Додаткова інформація

Подальша інформація по умовам гарантії в доданій сервісній брошурі або в інтернеті за адресою <https://home.liebherr.com>.

Коротка інструкція стосовно щоденного використання

У разі збою пристрою інформувати:

Ідентифікатор моделі / Інвентарний №:

Коротка інструкція стосовно щоденого використання

Інформація стосовно використання цієї короткої інструкції:

- Ця коротка інструкція не замінює повноцінну інструкцію з використання та навчання на пристрої.
- Ця коротка інструкція - допомога для щоденного використання і поводження з пристроям.
- Прочитати повноцінну інструкцію з використання, а також вказівки з техніки безпеки з неї.

Ця коротка інструкція призначена для таких SFFvh 55.. моделей:



Ви можете відкрити повну версію інструкції з використання з допомогою QR-коду:



Цільове використання

Цей лабораторний морозильник призначений для професійного зберігання продуктів за температури від -9 °C до -35 °C.

Передбачуване неправильне використання

Не використовувати пристрій для наступного:

- Зберігання та охолодження:
 - хімічно нестабільних, горючих або їдких речовин
 - крові, плазми або інших фізіологічних рідин з метою ін'єкції, використання або введення у людське тіло
- Застосування у вибухонебезпечних зонах
- Використання на свіжому повітрі, а також у вологих місцях та в зоні досяжності бризок води

При зберіганні враховувати:

- Решітчаті полици зміщувати в залежності від потрібної висоти.
- Враховувати максимальне завантаження.
- При досягненні температури зберігання, завантажити пристрій (дотримання холодильного ланцюжка).
- Охолоджувані продукти не можуть торкатися випарника на задній стінці.
- Рідини зберігати у закритих резервуарах.
- Охолоджувані продукти класти з відстанню між ними, щоб повітря могло циркулювати.

Індикація статусу



Fig. 188

- (1) Фактична температура
(2) Аварійний статус

- (3) Статус процес розморожування
(4) Статус відкривання дверей

Показати запис температури

У записі температури відображається тривалість запису і максимальна та мінімальна температури, виміряні за цей час.



Fig. 189

Скинути запис температури

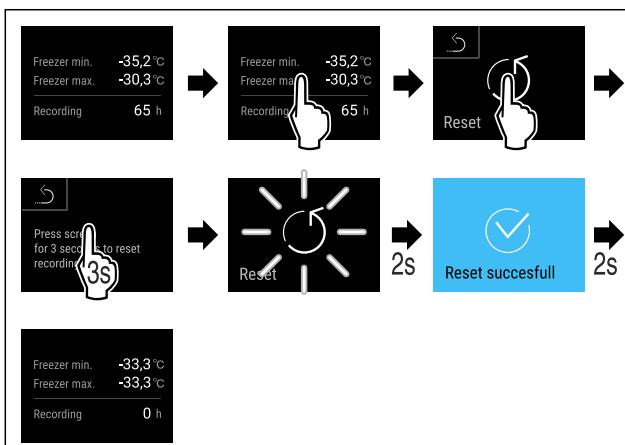


Fig. 190

Відімкнути пристрій

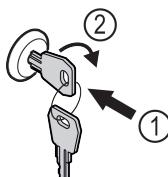


Fig. 191

- Вдавити ключ. Fig. 191 (1)
- Повернути ключ на 90° за годинниковою стрілкою. Fig. 191 (2)
- Пристрій розкритий.

Показати протокол сигналу тривоги

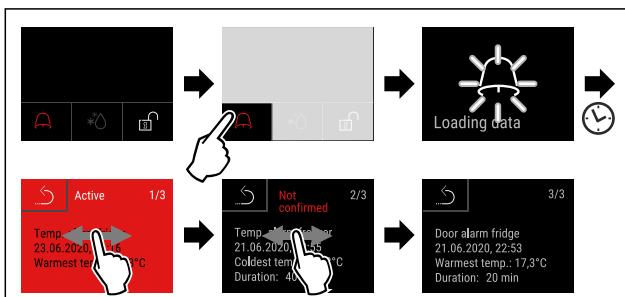


Fig. 192 Приклад показує активний сигнал тривоги, не підтверджений сигнал тривоги і підтверджений сигнал тривоги.

Коротка інструкція стосовно щоденного використання

- ▷ Протокол сигналу тривоги показує активний, підтверджений і не підтверджений сигнал тривоги (максимум 10 сигналів тривоги).
- ▷ Видалити протокол сигналу тривоги: Див. інструкцію з використання.

Чищення пристроя

- ▶ Розвантажте пристрій.
- ▶ Витягніть штекер.
- ▶ Виконувати вказівки інструкції з використання.
- ▶ Після чищення повністю висушити пристрій і оснащення.
- ▶ Підключіть пристрій.
- ▶ Ввімкніть пристрій.
- ▶ При досягненні температури зберігання, завантажити пристрій.




Що робити у випадку несправності?

У випадку несправності на дисплеї пристрою з'являється повідомлення. Повідомлення мають різні значення:

Колір символу на дисплей	Значення	Спосіб усунення
ЖОВТИЙ	Нагадування Нагадує про загальні процеси. Ви можете виконати ці процеси і таким чином усунути повідомлення.	Почитати у інструкції з використання і виконати кроки по усуненню.
ЧЕРВОНИЙ	Попередження З'являється у випадку порушення роботи. Прості порушення роботи можна усувати самостійно.	Почитати у інструкції з використання і виконати кроки по усуненню.
Якщо не можете самостійно усунути несправність, зверніться до відповідального співробітника або до найближчого відділення сервісної служби.		

Від'єднати сторону



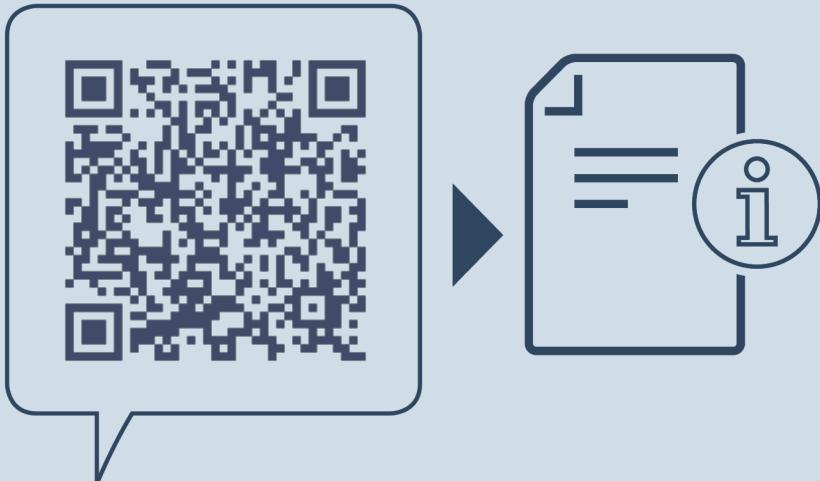

home.liebherr.com/fridge-manuals

UK Морозильна камера
ОРИГІНАЛЬНИЙ ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Дата видачі: 20240830

**Індекс
артикульних
номерів: 7082912-00**

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1
A-9900 Lienz
Österreich

