

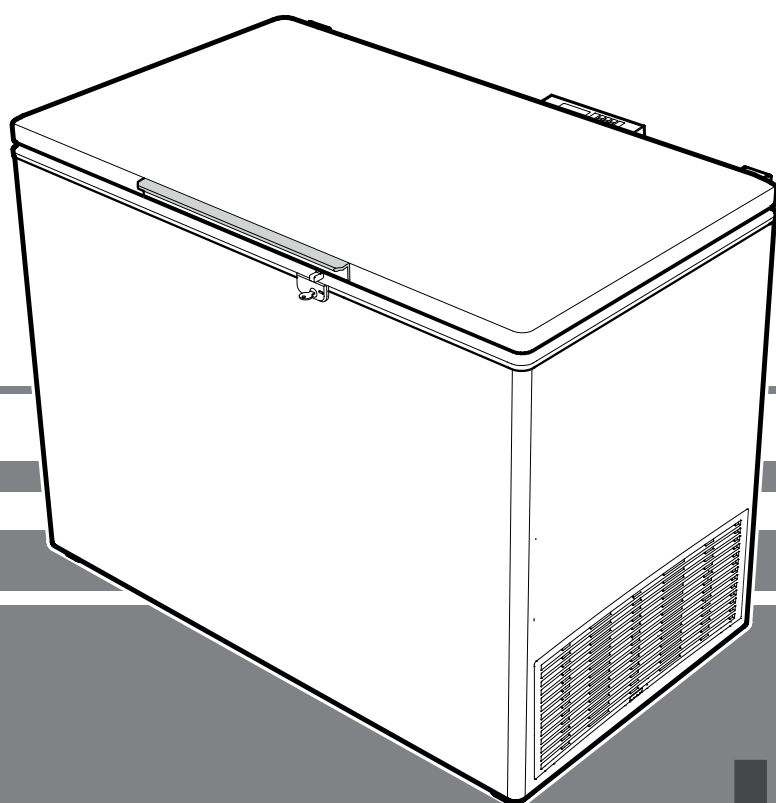
Istruzione d'uso

Congelatore orizzontale

Prima di mettere in funzione l'apparecchio leggere le istruzioni d'uso

Pagina 50

IT



7083 180-00

LGT

LIEBHERR

Indicazioni per lo smaltimento

L'apparecchio contiene materiali utili e non va smaltito nella raccolta indifferenziata dei rifiuti, ma portato in appositi centri. Gli apparecchi fuori uso devono essere smaltiti a regola d'arte, conformemente alle norme e alle leggi locali in vigore.



Durante il trasporto non danneggiare il circuito raffreddante dell'apparecchio fuori uso per evitare che il refrigerante in esso contenuto (dati riportati sulla targhetta dati) e l'olio possano fuoriuscire senza controllo.

- Mettere fuori uso l'apparecchio.
- Estrarre la spina di rete.
- Tagliare il cavo di alimentazione.

⚠ AVVERTENZA

Pericolo di soffocamento a causa del materiale da imballaggio e di film!

Non lasciare giocare i bambini con il materiale da imballaggio.

Conferire il materiale da imballaggio presso un centro di raccolta autorizzato.

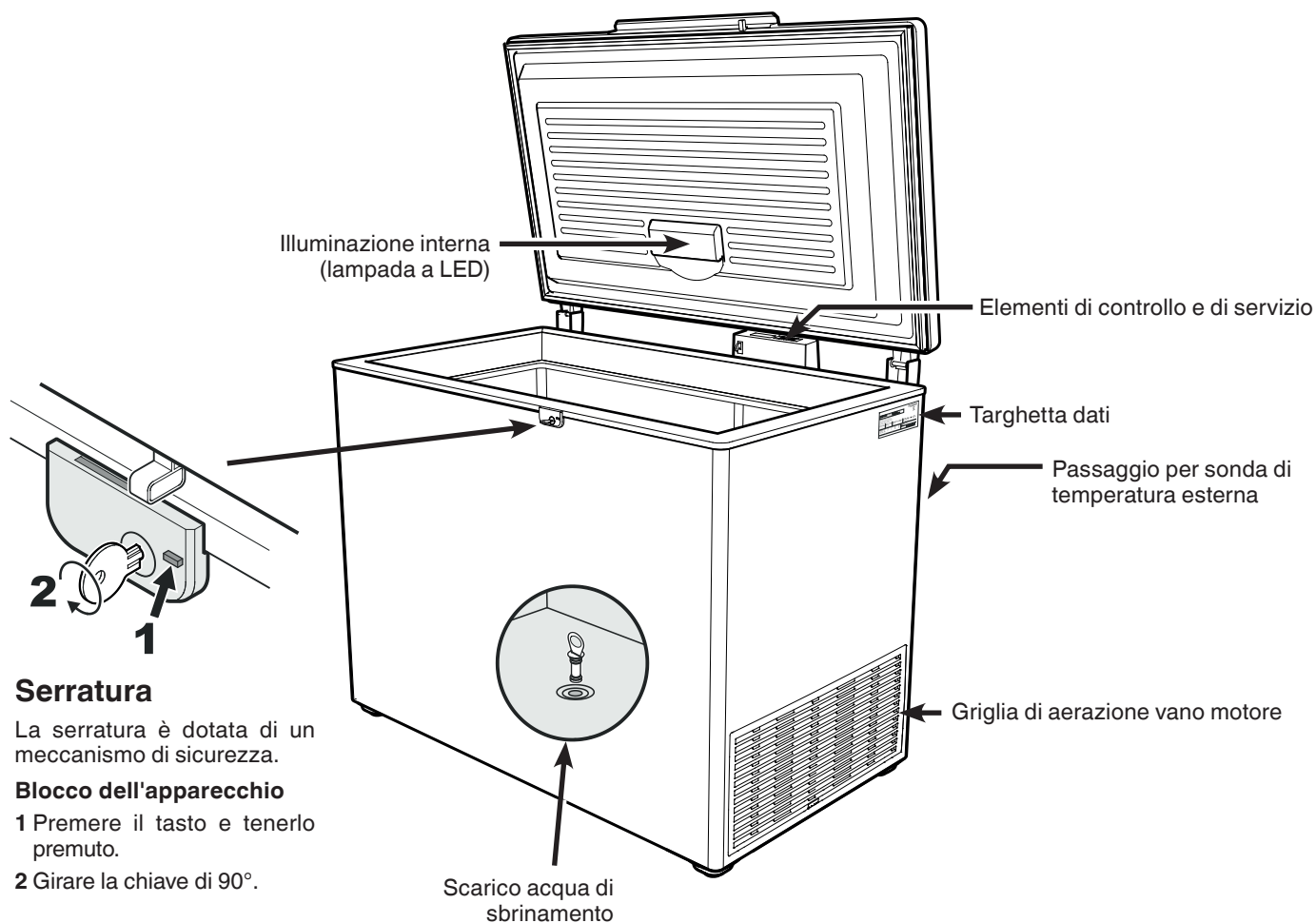
Altre caratteristiche delle dotazioni

- Allarme temperatura, acustico e ottico (soglie regolabili).
- Allarme acustico e ottico per coperchio aperto troppo a lungo.
- Contatto a potenziale zero per collegamento a un sistema di telecomando.
- Interfaccia seriale (RS485) per documentazione esterna della temperatura e degli allarmi.
- Memorizzazione della temperatura interna rilevata minima/massima.
- Memorizzazione degli ultimi 3 allarmi di temperatura con ora, data e durata dell'allarme.
- Memorizzazione degli ultimi 3 black-out con ora, data e durata del black-out.
- Passaggio per installare una sonda di riferimento.

Questi dispositivi tecnici di sicurezza vanno utilizzati assolutamente per evitare danni ai prodotti conservati. Non si devono verificare disattivazioni o fuori servizio di tali dispositivi!

L'apparecchio risponde alle norme di sicurezza pertinenti e alle direttive UE 2014/30/EU e 2014/35/EU.

Descrizione dell'apparecchio



Indicazioni ed avvertenze per la sicurezza

- L'apparecchio dovrebbe venire sballato ed installato da due persone allo scopo di evitare danni a persone o a cose!
- In caso di danni all'apparecchio, informare immediatamente la ditta fornitrice, prima di procedere all'allacciamento.
- Per garantire il sicuro funzionamento, installare e collegare l'apparecchio solo secondo le indicazioni riportate nella presente istruzione d'uso.
- In caso di guasti, staccare l'apparecchio dalla rete di alimentazione. Estrarre la spina oppure staccare/svitare il fusibile.
- Per staccare l'apparecchio dalla rete di alimentazione, estrarre la spina, non tirare il cavo di alimentazione.
- Far eseguire le riparazioni dell'apparecchio solo dal Servizio di assistenza tecnica. In caso contrario l'utente potrà incorrere in seri pericoli. Lo stesso vale per la sostituzione dei cavi di allacciamento alla rete.
- Evitare fuochi o scintille all'interno dell'apparecchio. Assicurarsi che il circuito raffreddante non venga danneggiato durante il trasporto o la pulizia dell'apparecchio. Evitare assolutamente la formazione di scintille in caso di guasti ed arieggiare bene i locali.
- Il presente apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza a condizione che siano sorvegliati e istruiti in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e ai pericoli connessi. I bambini non possono giocare con l'apparecchio. I bambini senza sorveglianza non possono eseguire la pulizia e la manutenzione che spetta all'utente.
- Evitare il contatto prolungato con superfici fredde o prodotti refrigerati/congelati. Ciò può causare dolori, insensibilità e assideramento. In caso di contatto prolungato prendere provvedimenti adeguati, ad es. utilizzare dei guanti.
- Non consumare generi alimentari la cui data di conservazione sia scaduta, potrebbero causare intossicazione.
- Non conservare nell'apparecchio materiali esplosivi o bombolette spray a base di sostanze infiammabili come ad es. butano, propano, pentano ecc. A contatto con le parti elettriche, le eventuali perdite di gas possono infiammarsi. Le bombolette spray contenenti tali sostanze sono riconoscibili dal simbolo della fiamma o dai dati riportati sull'etichetta del prodotto.
- Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno dell'apparecchio.
- Se l'apparecchio è munito di chiavi, non conservare queste ultime nelle vicinanze dell'apparecchio o alla portata dei bambini.
- L'apparecchio è progettato per l'utilizzo in ambienti chiusi. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto o in ambienti umidi e caratterizzati da spruzzi d'acqua.
- La lampada a LED nell'apparecchio serve per illuminarne il vano interno e non è idonea all'illuminazione della stanza.
- Non piazzare l'apparecchio nelle dirette vicinanze di un impianto di climatizzazione. Si sconsiglia anche di utilizzare l'apparecchio sotto a un impianto di climatizzazione montato a parete.
- Per ambiti di utilizzo speciali, soggetti a norme specifiche o a regolamenti locali, spetta all'utente stesso adempiere a tali disposizioni.
Tali disposizioni possono comprendere:
 - norme per la conservazione di medicinali o sangue/plasma sanguigno
 - leggi farmaceutiche locali ecc.

Campo d'impiego dell'apparecchio

L'apparecchio serve per la conservazione e la refrigerazione di prodotti di laboratorio a temperature comprese tra -10 °C e -45 °C.

L'apparecchio **non** è adatto all'uso in ambienti potenzialmente esplosivi.

In caso di conservazione di sostanze o prodotti di valore ovvero termosensibili è necessario utilizzare un sistema di allarme indipendente e sempre attivo.

Tale sistema di allarme deve essere predisposto in modo che tutti gli stati di allarme vengano subito accorsi da una persona preposta, in grado di prendere idonei provvedimenti.

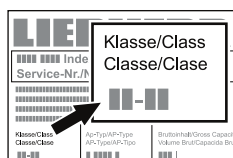
La sonda di temperatura di questo sistema deve essere posizionata nella parte superiore del vano interno (vedi paragrafo **Passaggio per sonda di temperatura esterna**).

Classe climatica

La classe climatica indica la temperatura ambiente a cui può funzionare l'apparecchio per raggiungere la potenza di raffreddamento totale.

La classe climatica è indicata sulla targhetta dati.

La posizione della targhetta dati è indicata nel capitolo **Descrizione dell'apparecchio**.

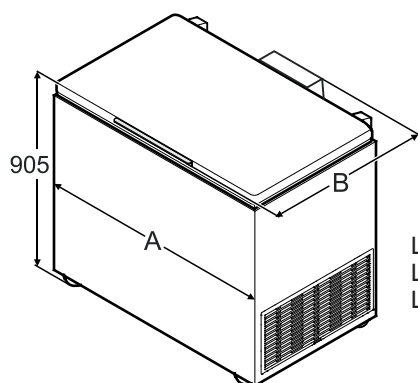


Classe climatica Temperatura ambiente

SN	da +10 °C a +32 °C
N	da +16 °C a +32 °C
ST	da +16 °C a +38 °C
T	da +16 °C a +43 °C
SN-ST	da +10 °C a +38 °C
SN-T	da +10 °C a +43 °C

Non far funzionare l'apparecchio a temperature ambiente diverse da quelle indicate!

Dimensioni dell'apparecchio (mm)

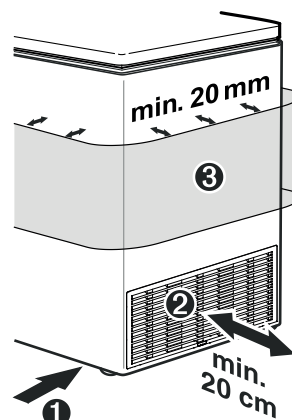


	A	B
LGT 2325	1138	740
LGT 3725	1378	789
LGT 4725	1653	789

Posizionamento

- Evitare il posizionamento dell'apparecchio in aree direttamente esposte ai raggi del sole, accanto al forno, al riscaldamento e similari.
- Il pavimento del luogo di installazione deve essere uniforme e piano. Posizionare l'apparecchio a sufficiente distanza dalla parete per consentire di aprire e chiudere il coperchio senza impedimenti.

- Non coprire la fessura tra lo spigolo inferiore del congelatore ed il pavimento poiché la macchina del freddo deve essere alimentata con l'aria fresca.



- La distanza tra la griglia di aerazione e la parete deve essere di almeno 20 cm. Tale distanza deve rimanere sempre uguale e non si devono ostruire le aperture dell'aerazione.
- Non ostruire la mantellatura dell'apparecchio. La distanza minima comporta ca. 20 mm tutt'attorno per garantire a sufficienza l'emissione del calore.

- In conformità alla norma EN 378, il locale di installazione dell'apparecchio deve avere un volume di 1 m³ per 8 g di refrigerante R 290, affinché in caso di perdita del circuito raffreddante non possa avere origine una miscela infiammabile di gas e aria nei locali di installazione dell'apparecchio. L'indicazione della quantità del liquido refrigerante è riportata sulla targhetta dati.

Collegamento elettrico

L'apparecchio funziona solo a **corrente alternata**.

La tensione e la frequenza ammesse sono indicate sulla targhetta dati. La posizione della targhetta dati è indicata nel capitolo **Descrizione dell'apparecchio**.

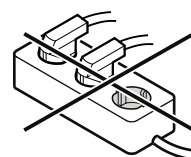
La presa deve essere sia messa a terra in modo regolamentare che protetta elettricamente.

La corrente di azionamento del fusibile deve essere compresa tra 10 A e 16 A.

La presa non deve trovarsi dietro all'apparecchio e deve essere facilmente raggiungibile.

Non collegare l'apparecchio con una prolunga o una presa multipla.

Non utilizzare invertitori per impianti ad isola (conversione di corrente continua in corrente alternata o corrente trifase) o connettori a risparmio energetico. Pericolo di danni per l'elettronica!



Elementi di controllo e di servizio

- ① Display temperatura
- ② Tasto di consultazione delle condizioni di allarme memorizzate
- ③ Tasto **ON/OFF** (inserire e disinserire l'apparecchio)
- ④ Tasto di spegnimento **allarme**
- ⑤ Tasti di selezione
- ⑥ Tasto **Set** (Enter)



Elementi di controllo

- Compressore in funzione
- LED lampeggiante - Ritardo di accensione del gruppo di raffreddamento. Il compressore si avvia automaticamente in seguito a compensazione di pressione nel circuito raffreddante.

AUX L'indicazione della temperatura rilevata mediante sonda del prodotto è attiva

- Funzione di allarme
- La visualizzazione di nel display indica un guasto all'apparecchio. Si prega di rivolgersi in questo caso al più vicino centro di assistenza tecnica.

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)

L'indicazione **HACCP** significa che si stanno registrando l'alimentazione elettrica e la temperatura interna dell'apparecchio.

Se sul display lampeggia l'indicazione **HACCP** o si è verificata un'interruzione di corrente o la temperatura nell'apparecchio ha raggiunto un campo non ammesso.

Inserire e disinserire l'apparecchio

Inserire la spina - nel display appare **OFF**.

Inserire l'apparecchio: tenere premuto per ca. 5 sec. il tasto **ON/OFF** - nel display appare **ON**.

Alla prima messa in funzione non c'è alcuna segnalazione di allarme.

Se l'apparecchio, dopo la prima messa in servizio, rimane staccato dalla rete elettrica per un periodo prolungato e la temperatura nel vano interno supera la soglia di allarme superiore, il sistema elettronico segnala tale situazione come errore (**HACCP** lampeggia nel display).

Quando si ripete la messa in servizio, il display va resettato come indicato qui di seguito.

Premere il tasto .

Premere + per 5 sec. Sul display compare **EE**.

Il LED **HACCP** adesso è di nuovo sempre acceso.

Premere per 5 sec.

Il sistema elettronico ritorna al normale funzionamento regolare.

Disinserire l'apparecchio: tenere premuto per ca. 5 sec. il tasto **ON/OFF** - nel display appare **OFF**.

Impostare la temperatura

- Premere il tasto per 1 sec. Il display della temperatura lampeggia.

- Aumentare la temperatura (più caldo) - premere il tasto .

- Abbassare la temperatura (più freddo) - premere il tasto .

- Premere di nuovo il tasto .

Si memorizza l'impostazione della temperatura desiderata.

Segnale acustico

Il segnale acustico si attiva al verificarsi delle condizioni di allarme previste.

Il segnale acustico può essere disattivato premendo il tasto .

Allarme coperchio aperto

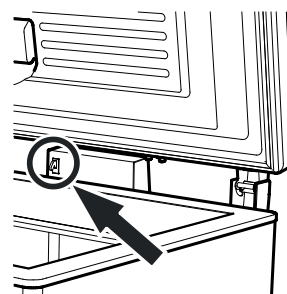
Quando si apre il coperchio, si accende il LED e l'indicazione della temperatura inizia a lampeggiare.

Se il coperchio rimane aperto più di 60 secondi, il LED inizia a lampeggiare e sul display lampeggia **door** alternandosi all'indicazione della temperatura.

Scatta il segnale acustico (se la funzione di segnale acustico non è disattivata).

Se il coperchio deve rimanere aperto più a lungo per riporre i prodotti da raffreddare, disattivare il segnale acustico premendo il tasto .

Con coperchio aperto il segnale acustico può essere disattivato anche premendo l'interruttore di contatto nell'alloggiamento della parte elettronica. Il segnale acustico pertanto rimane disattivato per 60 secondi.



Impostazione del tempo di ritardo per l'allarme coperchio aperto

È possibile modificare il periodo di tempo che trascorre prima che scatti il segnale acustico all'apertura del coperchio.

Premere  per 5 sec. Indicazione = **rt1**

 Indicazione = **rt3**

 Indicazione = **rt1**

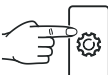
 Indicazione = **rt3**

 Indicazione = **dd**

 Indicazione = **1** (minuti)

Range d'impostazione = 1 - 5 minuti

Selezionare l'impostazione desiderata con i tasti  e .

 Indicazione = **dd**

Premere  per 5 sec.

Il sistema elettronico ritorna al normale funzionamento regolare.

Disattivare la funzione di segnale acustico

Se necessario, è possibile disattivare completamente la funzione di segnale acustico.

Indicazione

Saltare la dicitura "Scatta il segnale acustico", riportata in queste istruzioni per l'uso, quando si legge il capitolo corrispondente.

Premere  per 5 sec. Indicazione = **rt1**

 Indicazione = **tc**

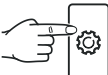
 Indicazione = **44**

 Indicazione = **0**

Selezionare l'impostazione desiderata con i tasti  e .

0 = funzione segnale acustico attivata

! = funzione segnale acustico disattivata

 Indicazione = **44**

Premere  per 5 sec.

Il sistema elettronico ritorna al normale funzionamento regolare.

Impostazioni segnale acustico

Il segnale acustico può essere disattivato premendo il tasto  per il caso di allarme in atto. Se il segnale acustico si deve riattivare da solo, seguire le fasi riportate qui di seguito.

Premere  per 5 sec. Indicazione = **rt1**

 Indicazione = **tc**

 Indicazione = **44**

 Indicazione = **40**

 Indicazione = **ASd**

 Indicazione = **ASn**

 Indicazione = **0**

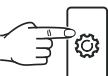
 Indicazione = **!**

 Indicazione = **ASn**

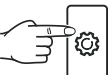
La riattivazione automatica del segnale acustico ora è inserita.

È necessario impostare il periodo di tempo che determina lo scatto del segnale acustico.

 Indicazione = **ASd**

 Indicazione = **!** Periodo di tempo, in minuti, trascorso il quale il segnale acustico riprende a suonare dopo aver premuto il tasto . Range d'impostazione = 1 - 120 minuti.

Selezionare l'impostazione desiderata con i tasti  e .

 Indicazione = **ASd**

Premere  per 5 sec.

Il sistema elettronico ritorna al normale funzionamento regolare.

Segnalazioni di allarme

1. LED lampeggiante

La visualizzazione di  nel display indica un guasto all'apparecchio. Si prega di rivolgersi in questo caso al più vicino centro di assistenza tecnica.

2. LED lampeggiante - indicazione **HI** o **LO**

Nel vano interno la temperatura è troppo elevata (HI) o troppo bassa (LO).

Scatta il segnale acustico (se la funzione di segnale acustico non è disattivata).

Indicazione

I parametri di allarme si possono regolare. Vedi paragrafo **Impostazione parametri di allarme**.

3. HA/HF/HACCP lampeggiante

C'è stato un lungo black-out (HF) oppure nel vano interno la temperatura è stata troppo elevata o troppo bassa (HA) per un certo lasso di tempo.

Si possono memorizzare fino a tre condizioni di allarme ed è possibile consultarle.

Test di allarme

Con questo test si controlla la funzionalità del dispositivo di allarme interno e di un dispositivo eventualmente collegato all'esterno.

Durante questo test non si interrompe il raffreddamento dell'apparecchio.

Attivazione test

Premere  +  per 5 sec.

- Il display passa a un valore di temperatura di 0,2 °C al di sotto della soglia di allarme superiore impostata.
- Il valore di temperatura adesso sale di 0,1 °C ogni 2 secondi.
- Al raggiungimento della soglia di allarme superiore sul display appare **HI0**. Ora viene attivata un'unità di allarme collegata esternamente all'output di allarme a potenziale zero.
- Il valore della temperatura sale ulteriormente fino a 0,2 °C oltre la soglia di allarme superiore.
- La stessa procedura si svolge automaticamente per la soglia di allarme inferiore. Sul display compare **LI0**.

Durante il test è acceso il LED .

Il sistema elettronico ritorna automaticamente al normale funzionamento regolare.

Interruzione anticipata del test

Premere  per 5 sec.

Remarque

Se i valori delle soglie di allarme superiore e inferiore (**AL** e **AH** nel capitolo "**Impostazione parametri di allarme**") sono impostati su **0**, durante questo test sul display compaiono **H--** e **L--**.

Impostazione parametri di allarme

Le soglie di allarme (differenza rispetto alla temperatura impostata) e il ritardo di allarme (tempo di ritardo fino allo scatto dell'allarme) si possono impostare.

Premere  per 5 sec. Indicazione = **ALI**

 Indicazione = **RA3**

 Indicazione = **ALI**

 Indicazione = **ALI3**

 Indicazione = **dB**

 Indicazione = **dBd**

 Indicazione = **AL** Soglia di allarme inferiore

 Indicazione = differenza di temperatura in °C

Selezionare l'impostazione desiderata con i tasti  e .

Avvertenza importante

Impostare solo valori positivi.

 Indicazione = **AL**

 Indicazione = **AH** Soglia di allarme superiore

 Indicazione = differenza di temperatura in °C

Selezionare l'impostazione desiderata con i tasti  e .

Avvertenza importante

Impostare solo valori positivi.

 Indicazione = **AH**

 Indicazione = **Ad**

 Indicazione = ritardo di allarme in minuti

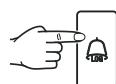
Selezionare l'impostazione desiderata con i tasti  e .

 Indicazione = **Ad**

Premere  per 5 sec.

Il sistema elettronico ritorna al normale funzionamento regolare.

Consultazione delle condizioni di allarme memorizzate e lettura dell'andamento della temperatura

 Indicazione = **HA_n**

Sfogliare l'elenco con i tasti  o .

HA_n Numero di allarmi temperatura che si sono attivati

HA Ultimo allarme temperatura

HA 1 Penultimo allarme temperatura

HA2 Allarme temperatura prima di **HA 1**

HF_n Numero di black-out

HF Ultimo black-out

HF 1 Penultimo black-out

HF2 Black-out prima di **HF 1**

r_t Lasso di tempo, in ore, durante il quale si rilevano le temperature interne massima e minima

r_H Temperatura massima (più calda) rilevata

r_L Temperatura minima rilevata

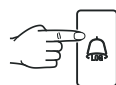
Selezionare il punto desiderato con il tasto . Premendo di nuovo questo tasto, si ritorna all'elenco.

Indicazione: si può uscire anticipatamente dal menu premendo per 5 sec. il tasto .

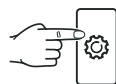
Se entro 60 secondi non si preme alcun tasto, il sistema elettronico ritorna automaticamente all'indicazione standard.

Ripristino valore dell'andamento termico registrato **r_t**

Se il valore memorizzato per **r_t** nel capitolo precedente deve di nuovo essere impostato su 0, seguire le fasi riportate qui di seguito.

 Indicazione = **HA_n**

Premere il tasto  o , finché sul display appare **r_t**.

 Indicazione = **0-999**

Premere  per 5 sec. Indicazione = **r_tES**.

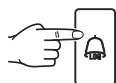
I valori per **r_H** e **r_L** (temperatura interna massima o minima rilevata) vengono ripristinati alla temperatura che predomina al momento nel vano interno.

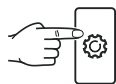
Premere  per 5 sec.

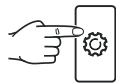
Il sistema elettronico ritorna al normale funzionamento regolare.

Esempio di consultazione dell'allarme

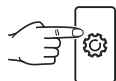
Situazione: **HA/HF/HACCP** lampeggiante sul display.

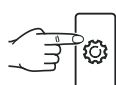
 Indicazione = **HA_n**

 Indicazione = **0** Non è scattato alcuno stato di allarme con temperatura troppo elevata o troppo bassa. Si deve passare all'indicazione **HF_n**.

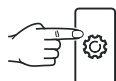
 Indicazione = **HA_n**

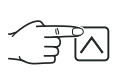
 Premere questo tasto finché non compare **HF_n** sul display.

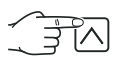
 Indicazione = **1** Si è verificato 1 black-out.

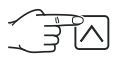
 Indicazione = **HF_n**

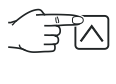
 Indicazione = **HF** Ultimo black-out verificatosi.

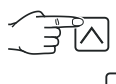
 Indicazione = **Y 18** Anno 2018

 Indicazione = **M 05** Mese 05 (maggio)

 Indicazione = **D 30** Giorno 30

 Indicazione = **H 23** Ore 23

 Indicazione = **n 14** Minuti 14

 Indicazione = **t 03** Il black-out è durato 3 ore.

Premere  +  per 5 sec. Sul display compare **r_tES**.

Il LED **HACCP** adesso è di nuovo sempre acceso.

L'indicazione **HA/HF** è cancellata.

Il sistema elettronico pertanto è pronto per il prossimo allarme.

Premere  per 5 sec.

Il sistema elettronico ritorna al normale funzionamento regolare.

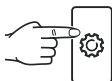
Taratura della sonda di regolazione (sonda di serie per regolazione della temperatura)

Con questa funzione si possono compensare eventuali tolleranze della sonda di regolazione (temperatura visualizzata sulla temperatura interna effettiva).

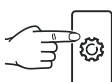
Premere  per 5 sec. Indicazione = **r61**

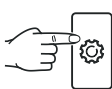
 Indicazione = **rA3**

 Indicazione = **rC1**

 Indicazione = valore di correzione impostato di fabbrica

Con i tasti  o  si può incrementare o diminuire il valore di correzione in step da 0,1 °C.

 Indicazione = temperatura interna attuale (corretta)

 Indicazione = **rC1**

Premere  per 5 sec.

Il sistema elettronico ritorna al normale funzionamento regolare.

Sonda del prodotto (accessorio disponibile)

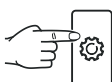
Con la sonda del prodotto è possibile rilevare ovvero registrare la temperatura in un punto a piacere del vano interno.

- Collegare la sonda (vedi capitolo **Allarme esterno**)

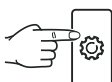
Attivazione sonda

Premere  per 5 sec. Indicazione = **r61**

 Indicazione = **rA3**

 Indicazione = **0**

 Indicazione = **1**

 Indicazione = **rA3**

Premere  per 5 sec.

Il sistema elettronico ritorna al normale funzionamento regolare.

Se sul display compare **--**, la sonda del prodotto non è stata attivata.

Se sul display compare **E2**, la sonda del prodotto non è collegata o è guasta.

Taratura della sonda del prodotto

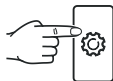
Con questa funzione si possono compensare eventuali tolleranze della sonda del prodotto (temperatura visualizzata sulla temperatura interna effettiva).

Premere  per 5 sec. Indicazione = **r61**

 Indicazione = **rA3**

 Indicazione = **rC1**

 Indicazione = **rC3**

 Indicazione = **0.0**

Con i tasti  o  si può incrementare o diminuire il valore di correzione in step da 0,1 °C.

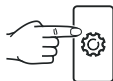
 Indicazione = temperatura sonda del prodotto attuale (corretta)

Premere  per 5 sec.

Il sistema elettronico ritorna al normale funzionamento regolare.

Cambio dell'indicazione della temperatura fra sonda di regolazione e sonda del prodotto

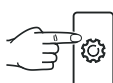
Premere  per 5 sec. Indicazione = **r61**

 Indicazione = **1** (sonda di regolazione)

 Indicazione = **2** (sonda del prodotto)

Se la sonda del prodotto è attiva, sul display compare AUX.



 Indicazione = **r61**

Premere  per 5 sec.

Il sistema elettronico ritorna al normale funzionamento regolare.

Modifica indirizzo di rete

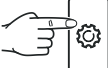
Nel collegamento in rete di più apparecchi, mediante l'interfaccia RS485, ogni apparecchio deve avere un proprio indirizzo di rete.

Premere  per 5 sec. Indicazione = **r*ti***

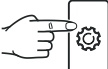
 Indicazione = **t*c***

 Indicazione = **H*4***

 Indicazione = **H*0***

 Indicazione = **I**

Modificare l'indirizzo di rete (**1-207**) con i tasti  o .

 Indicazione = **H*0***

Premere  per 5 sec.

Il sistema elettronico ritorna al normale funzionamento regolare.

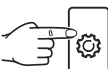
Ripristino parametri su impostazione di fabbrica

Con questa funzione è possibile ripristinare le **soglie di allarme** e i **valori della taratura della sonda** sull'impostazione di fabbrica.

Estrarre la spina.

Tenere premuto  e inserire la spina.

Indicazione = **b*n* I**

 Indicazione = **S*t*d**

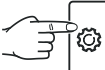
Il sistema elettronico ritorna automaticamente al normale funzionamento regolare.

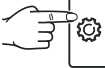
Impostazione orologio a tempo reale

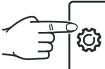
L'orologio a tempo reale è già preimpostato (CET). L'impostazione per altri fusi orari oppure per ora legale/solare va modificata manualmente:

Premere  per 5 sec. Indicazione = **r*ti***

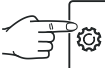
 Indicazione = **t*c***

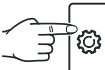
 Indicazione = **Y*18*** Anno 2018

 Indicazione = **I*0*** Impostare l'anno con i tasti  .

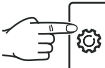
 = memorizza la nuova impostazione

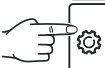
 Indicazione = **M*07*** Mese (1-12)

 Indicazione = **7** Impostare il mese con i tasti  .

 = memorizza la nuova impostazione

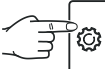
 Indicazione = **D*01*** Giorno (1-31)

 Indicazione = **I** Impostare il giorno con i tasti  .

 = memorizza la nuova impostazione

 Indicazione = **J*03*** Giorno della settimana (1 = lunedì, 7 = domenica)

 Indicazione = **3** Impostare il giorno della settimana con i tasti  .

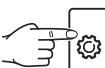
 = memorizza la nuova impostazione

 Indicazione = **H*12*** Ore (0-23)

 Indicazione = **12** Impostare l'ora con i tasti  .

 = memorizza la nuova impostazione

 Indicazione = **M*48*** Minuti (0-59)

 Indicazione = **48** Impostare i minuti con i tasti  .

 = memorizza la nuova impostazione

Premere  per 5 sec.

Il sistema elettronico ritorna al normale funzionamento regolare.

Indicazione

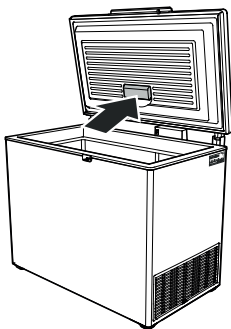
Se **E*t*c** compare sul display, occorre di nuovo impostare l'orologio a tempo reale.

Illuminazione interna LED

Nell'apparecchio si utilizza una lampada a LED di serie per l'illuminazione del vano interno.

L'illuminazione interna si accende automaticamente all'apertura del coperchio e si spegne alla chiusura.

L'intensità della luce dell'illuminazione a LED corrisponde alla classe laser 1/1M.



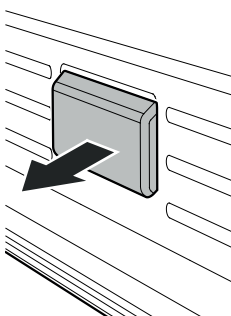
Attenzione

Se il diffusore viene rimosso, non guardare direttamente l'illuminazione da vicino con lenti ottiche: ne potrebbero derivare lesioni agli occhi.

Sostituzione della lampada

Se la lampada è guasta, sostituirla prestando attenzione ai punti seguenti.

1. Estrarre la spina di rete o disinserire il fusibile!
2. Togliere il diffusore seguendo la direzione della freccia.



Si può utilizzare solo la lampada a LED originale del costruttore. La lampada è reperibile presso i centri di assistenza tecnica o i rivenditori specializzati.



AVVERTENZA!

In caso di utilizzo di altre lampade a LED sussiste pericolo di surriscaldamento e di incendio.

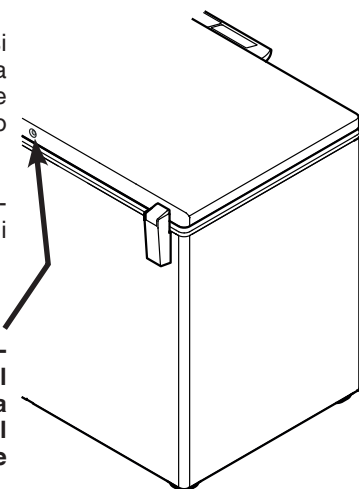
Sistema StopFrost

Grazie a questo dispositivo si riduce la formazione di brina o ghiaccio, cosicché occorre effettuare lo sbrinamento meno frequentemente.

La formazione di brina o ghiaccio dipende dalle condizioni di utilizzo e ambientali.

Avvertenza importante

Per poter garantire il funzionamento, l'apertura del sistema StopFrost, posta sulla parte posteriore del coperchio, non deve essere chiusa!

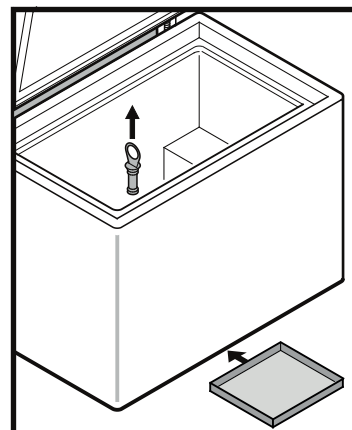


Sbrinamento

Dopo un funzionamento prolungato, sulle pareti del vano congelatore si forma uno strato di brina o di ghiaccio. Questo fa aumentare il consumo energetico.

• Estrarre la spina di rete o disinserire il fusibile!

- Trasferire i prodotti conservati in altri apparecchi.
- Estrarre il tappo dal foro dello scarico dell'acqua di sbrinamento.
- Per raccogliere la condensa, collocare un recipiente piatto sotto l'apparecchio.
- Lasciare aperto il coperchio durante il processo di sbrinamento. Raccogliere l'acqua di sbrinamento restante con un panno e pulire infine l'apparecchio.



Non utilizzare dispositivi meccanici o altri artefatti per lo sbrinamento oltre a quelli raccomandati dal costruttore.

Pulizia

Disinserire in ogni caso l'apparecchio prima di procedere alla sua pulizia. Estrarre la spina oppure staccare o svitare i fusibili inseriti a monte.

- Pulire l'interno, le parti in dotazione e le pareti esterne con acqua tiepida, alla quale è stata aggiunta una piccola dose di detergente. Non utilizzare in nessun caso detergenti granulari o a base di acidi o solventi chimici.

Non usare umidificatori!

Pericolo per l'incolumità di cose e persone.

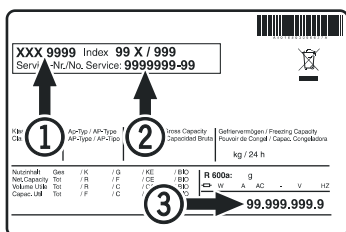
- Aver cura che durante la pulizia l'acqua non penetri nelle griglie di aerazione o nelle parti elettriche.
- Pulire il tutto con un panno.
- Pulire regolarmente le griglie di aerazione e sfiato. I depositi di polvere fanno aumentare il consumo energetico. Fare attenzione che i cavi o altri elementi dell'apparecchio non vengano strappati, piegati o danneggiati.
- Non danneggiare la targhetta dati sul corpo esterno dell'apparecchio durante le operazioni di pulizia.

Guasti

I guasti seguenti possono venire eliminati, semplicemente controllandone le possibili cause:

- **L'apparecchio non funziona:** controllare se
 - l'apparecchio è stato inserito correttamente,
 - la spina è regolarmente inserita nella presa,
 - i fusibili della presa sono in ordine.
- **Rumori troppo forti:** controllare se
 - l'apparecchio è stato posizionato saldamente sul pavimento,
 - il compressore in esercizio fa vibrare i mobili o le suppellettili adiacenti. Si noti che non sono del tutto evitabili i rumori prodotti dal circuito raffreddante.
- **La temperatura non è sufficientemente bassa,** controllare
 - la regolazione in base al capitolo "Impostare la temperatura", e se è stato impostato il giusto valore,
 - se il termometro introdotto separatamente indica il valore giusto,
 - se l'aerazione è sufficiente,
 - se l'apparecchio è troppo vicino ad una fonte di calore.
- **Sul display viene visualizzato Etc:**
 - Impostare di nuovo l'orologio a tempo reale (vedi paragrafo "Impostazione orologio a tempo reale").

Se non è data nessuna delle cause sopra descritte e se non è stato possibile eliminare da soli i guasti, mettersi in contatto con il centro di assistenza tecnica più vicino. Comunicare il modello ①, il codice di servizio ② ed il numero dell'apparecchio ③ riportati sulla targhetta dati.



La posizione della targhetta dati è indicata nel capitolo **Descrizione dell'apparecchio**.

Mettere fuori servizio

Se l'apparecchio viene messo fuori servizio per lungo tempo: disinserire l'apparecchio. Estrarre la spina o svitare/disinserire i fusibili inseriti a monte.

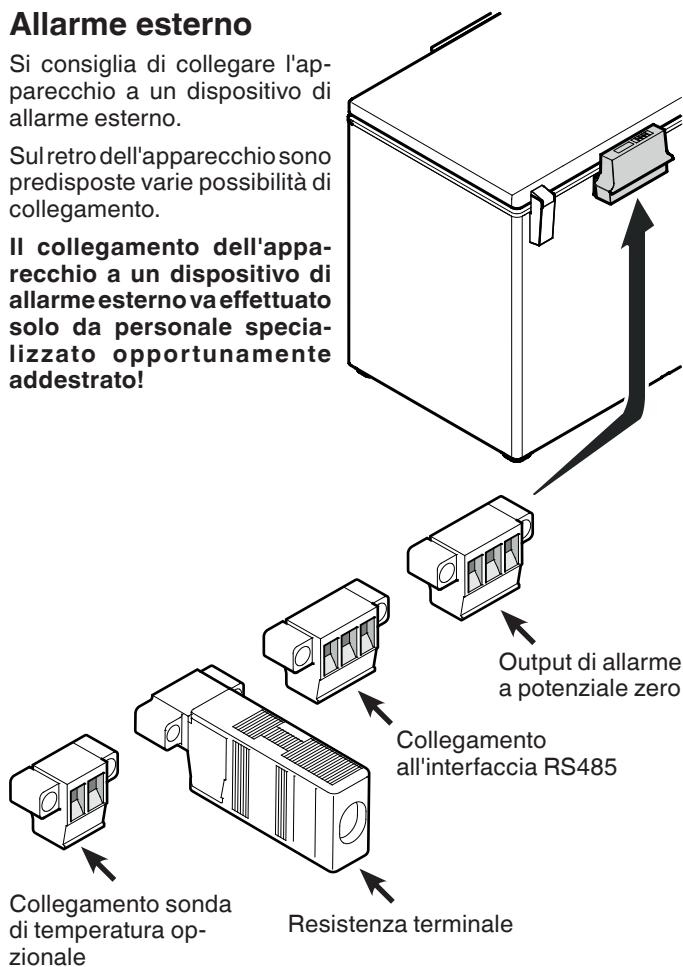
Pulire l'apparecchio lasciando il coperchio aperto per evitare la formazione di odori sgradevoli.

Allarme esterno

Si consiglia di collegare l'apparecchio a un dispositivo di allarme esterno.

Sul retro dell'apparecchio sono predisposte varie possibilità di collegamento.

Il collegamento dell'apparecchio a un dispositivo di allarme esterno va effettuato solo da personale specializzato opportunamente addestrato!

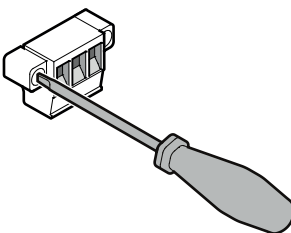


Nel collegamento in rete di più apparecchi, mediante l'interfaccia RS485, la resistenza terminale deve rimanere sull'ultimo apparecchio.

Togliere dagli apparecchi intermedi la resistenza terminale!

Indicazione

Le spine sono fissate con viti. Per poter togliere le spine, allentare le viti a destra e a sinistra.



Output di allarme a potenziale zero

Questi tre contatti si possono utilizzare per il collegamento di un dispositivo di allarme ottico o acustico.

Il collegamento è predisposto per al massimo **42 V/8 A a corrente continua** da una sorgente a bassissima tensione di sicurezza SELV (**corrente minima 150 mA**).

Attenzione

Quando si inserisce la tensione di rete sul contatto di allarme a potenziale zero non si soddisfano i requisiti tecnici di sicurezza della norma EN 60335.

N.O

Output di allarme

Collegamento di una spia di controllo o di un segnalatore di allarme acustico.

N.C

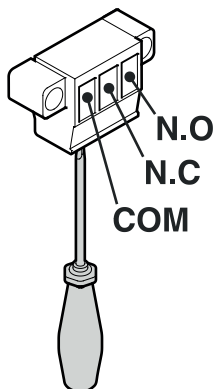
Spia di funzionamento

Collegamento di una spia che indica il funzionamento normale dell'apparecchio.

COM

Fonte di tensione esterna

Massimo 42 V/8 A a corrente continua
Corrente minima 150 mA



Interfaccia RS485

Rx- / Tx-

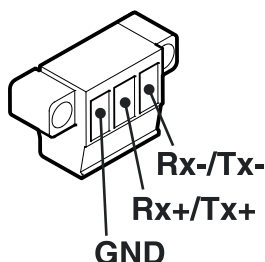
Linea invio/ricezione dati (polo negativo)

Rx+ / Tx+

Linea dati invio/ricezione (polo positivo)

GND

Cavo di massa

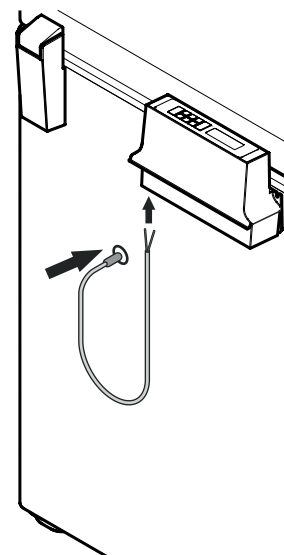


Passaggio per sonda di temperatura esterna

Il passaggio della sonda si trova sulla parte posteriore dell'apparecchio.

- Rimuovere le guarnizioni in gommapiuma dal passaggio della sonda.
- Introdurre il cavo della sonda all'interno attraverso l'apertura.
- Collegare il cavo della sonda alla spina corrispondente.

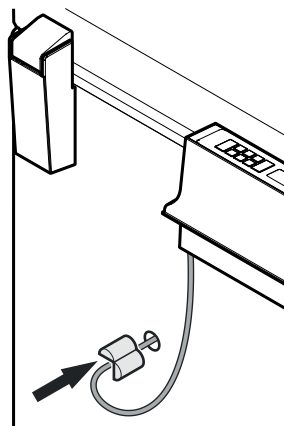
La posizione della spina è indicata nel capitolo **Allarme esterno** > Collegamento sonda di temperatura opzionale.



- Guidare la guarnizione in gommapiuma sul cavo, chiudere e infilare nell'apertura.
- Eseguire lo stesso procedimento nel vano interno dell'apparecchio con la seconda guarnizione in gommapiuma.

Importante!

Infine chiudere il passaggio della sonda all'esterno con il sigillante grigio annesso, perché altrimenti si possono creare dei congelamenti in quel punto.





Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH

Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1

A-9900 Lienz

Österreich

www.liebherr.com

